

■ラコムテスターpH計（防水型）

1-4094-21~23

■仕様

型番	pHTestr10	pHTestr20	pHTestr30
測定精度	±0.1pH	±0.01pH	
測定温度	—		0~50.0°C(32.0~122.0°F)
温度分解能	—		0.1°C(0.1°F)
温度精度	—		±0.5°C(0.9°F)
校正	3点(USA/ pH4.01・7.00・10.01またはNIST/ pH4.01・6.86・9.18)		
温度補償	自動		
サイズ・重量	φ38×165mm・90g		
防塵・防水	IP67		
電源	LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)		
付属品	校正用錠剤(pH4・7×各10錠)・ストラップ		

■校正方法

1. ON/OFFボタンで電源をオンにします。

2. 電極部を2～3cm、校正液に浸します。

3. CALボタンを押し、校正モードにします。

上段に前回の校正基準での測定値が表示され、下段に校正液の値が表示されます。
自動的に判断するのでpH値を入力する必要はありません。

4. 測定値が安定するまで約2分ほど校正液に浸けたままにした後、HOLD/ENTボタンを押し校正値を確定します。

上段に先ほど行った校正値、下段に次に校正する値が表示されます。

5. 2点・3点校正を行う場合は、電極部を水道水ですすいだから2～4の作業を繰り返してください。

※校正時のご注意※

- ・ 誤った校正液に浸けた場合等は、CALボタンを押してください。校正結果を変更することなく測定モードに戻ります。
- ・ 3点校正を終えると、自動的に測定モードになります。1点もしくは2点校正の場合はCALボタンを押して測定モードにしてください。
- ・ 正しく電極を校正液に浸けていなかったり十分な時間浸けていないと、正しい結果が得られないことがあります。
- ・ 校正範囲外の値を読み取ると"Er. 1"のエラーメッセージが出て、校正モードが終了します。
- ・ 電極や電池を交換した場合は、必ず再校正を行ってください。
- ・ ご使用になる頻度や測定対象液に種類・濃度による違いはありますが、少なくとも1ヶ月に1度は校正を行ってください。

