

取扱説明書

Instruction Manual

ポータブルヒュームフード

L 型(耐酸タイプ)

目 次

安全上のご注意	2
設置上の安全に関する注意	3
使用上の安全に関する注意	3
各部の名称	4
取扱方法	4
排気について	5
お手入れについて	5
仕様	5
製品保証について	6

お買い上げありがとうございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読み
になって、正しくお使い下さい。
『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところ
に大切に保管して下さい。また、製品を譲渡されたり、貸与されるときには新しく使用
者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つ
ところに添付して下さい。

アズワン株式会社

安全上のご注意

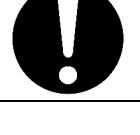
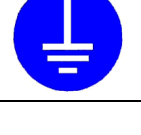
この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

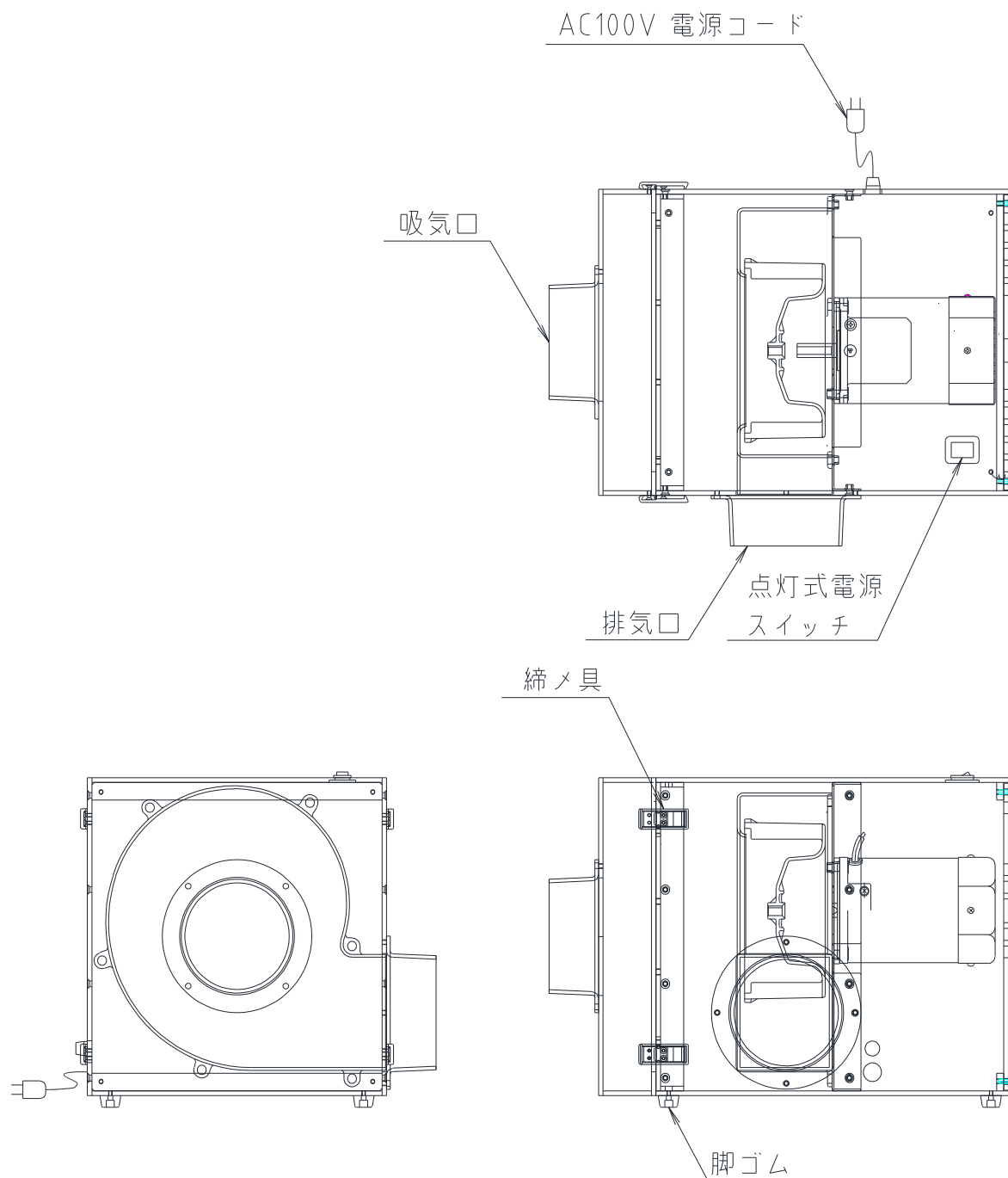
⚠ 警告	
	・近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。 ・周囲温度が5～35℃以内のところ。
⚠ 注意	
	・結露しないところ。 ・水平で安定したところ。 ・湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ・直射日光のあたらないところ。
⚠ お願い	
	・電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。

※本製品を屋外で使用することはできません。

<使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・このファンユニットは防爆構造ではありませんので、引火性・爆発性のガスは絶対に吸引させないでください。
	・濡れた手でスイッチの操作はしないでください。
	・吸気口、排気口に手を入れたり、物を入れないでください。
	・強酸のガス、特殊酸性ガス（硝酸、ふっ酸、ほう酸）、強塩基ガス、又ガス温度が高い環境（40℃以上）で使用されるとファンの寿命を縮める場合がありますのでご注意ください。 - 又 接続ダクトホース等の材質は耐酸対応の配管材を使用してください。 ・ファンユニットの通気口はふさがないようにお使いください。 ・ヒューズは定格外のものと入れ替えしないでください。又、ヒューズが切れた場合、内部回路の異常と考えられますので、修理を依頼してください。 ・排気口には必ずダクトホースを接続して屋外に排気して使用してください。又、ホース口は確実に奥まで差し込んでください。ダクトホースを接続しないと排気口が露出して危険です。
⚠ 注意	
	・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。
	・ダクトホースを配管する際は、ファンユニットの排気口に力が加わらないようにしてください。ダクトホースが抜ける恐れがありますので 接続部をホースバンド等で固定する事をお勧めします。

＜各部の名称＞



＜取扱方法＞

＜設置上の安全に関する注意＞の条件を満たす場所に本製品を置き御使用ねがいます。

1. 吸気口・排気口にダクトホース（別売）を接続して、設置上の安全に関する注意の条件を満たす所に置いてください。
2. 電源コードを AC100V のコンセントに差し込んでください
3. 電源スイッチを ON にして、作動させてください。

<排気について>

必ず、排気ダクトホースを接続し、お客様既設の排気設備（排気管）等に接続する等して、屋外に排気してください。

この時、ファンユニットから排気設備等までの排気ダクト長さや、ダクトの曲げ回数、配管等の取り回し方法により、本品の排気能力（風量）が低下しますから、極力、ダクト長さを短くしてご使用願います。

<お手入れについて>

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

⚠ 警告	
	・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
⚠ 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

<仕様>

外寸 mm		W260 × D360 × H280
主要材質		本体 : 塩ビ
		ファンケーシング : ポリプロピレン
		ファン羽根 : ポリプロピレン
使用周囲温度		5℃～35℃
ファン (単体能力)	50Hz	風量 : 6.8m ³ /min 静圧 : 510Pa
	60Hz	風量 : 7.8m ³ /min 静圧 : 730Pa
ヒューズ		5A
接続口径		吸気／排気 φ100／φ100
電源電圧		AC100V 50/60Hz 150W

製品保証について

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定（１）に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL：
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL：

アズワン株式会社

〈保証規定〉

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・ 誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・ 本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・ 火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・ 接続している他の機器が原因による故障。
 - ・ 車両・船舶等での使用による故障。
 - ・ 消耗部品、付属部品の交換。
 - ・ 本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875

FAX 0120-700-763

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

■修理についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

問い合わせ
専用E-mail

repair@so.as-1.co.jp

原産国：日本

2018年8月第1版作成