


取扱説明書

Instruction Manual

ポータブルヒュームフード ファンユニット 型番（品番） インバーターM型 耐酸タイプ（1-7613-13）

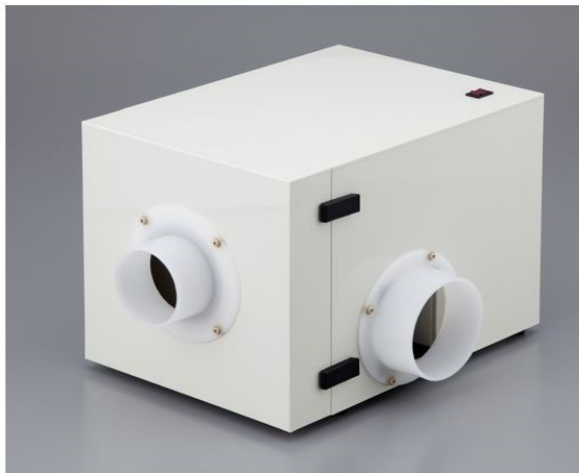

目 次

安全上のご注意	2
製品設置時の注意事項	3
製品使用時の注意事項	4
製品概要	5、6
使用方法	6
お手入れについて	7
廃棄方法	7
製品保証について	8

このたびは、アズワン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品のご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

お読みになったあとは、お手元においてご使用ください。

製品の譲渡・貸与時は、この取扱説明書を本体の目立つところに添付して、製品と共にお引き渡しください。

本製品は研究者・事業者向け商品です。家庭用・一般用商品ではありません。

安全上のご注意



この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となることがあります。
 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

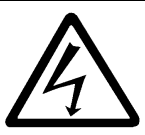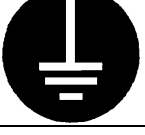	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<製品設置時の注意事項>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

 警告	
	・ 近くに引火性の固体・液体・気体のないところ。 ・ 周囲温度が5～35℃以内のところ。
 注意	
	・ 結露しないところ。 ・ 水平で安定したところ。 ・ 湿気の少ないところ及び水滴のかからないところ。 ・ ホコリの少ないところ及び風通しの良いところ。 ・ 直射日光のあたらないところ。
 お願い	
	・ 電源コードは、足を引っ掛けないようなところに取りまわしてください。

※本製品を屋外で使用することはできません。

<製品使用時の注意事項>




⚠ 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・このファンユニットは防爆構造ではありませんので、引火性・爆発性のガスは絶対に吸引させないでください。
	・濡れた手でスイッチの操作はしないでください。
	・本製品は強酸、強塩基等の化学ガスを吸引させた場合、ファンの寿命を縮める場合がありますので注意ねがいます ・ファンユニットの通気口はふさがないようにお使い下さい。 ・ヒューズは定格外のものと入れ替えないでください。又、ヒューズが切れた場合、内部回路の異常と考えられますので、修理を依頼してください。 ・排気口には必ずダクトホースを接続して屋外に排気して使用してください。又、ホース口は確実に奥まで差し込んでください。ダクトホースを接続しないと排気口が露出して危険です。
⚠ 注意	
	・長期間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。
	・ダクトホースを配管する際は、ファンユニットの排気口に力が加わらないようにしてください。ダクトホースが抜ける恐れがありますので 接続部をホースバンド等で固定する事をお勧めします。

<製品概要>



- ・本製品はインバーターを搭載していますのでラジオの音等に対して雑音を与える場合があります。

■製品全体図および各部名称

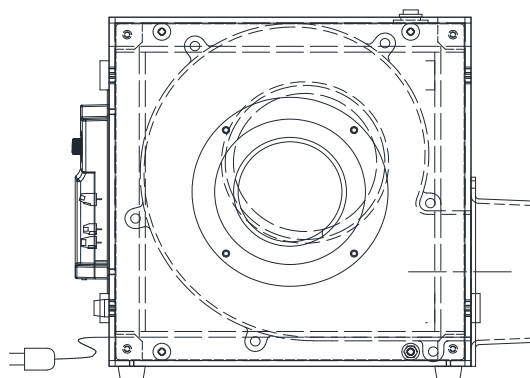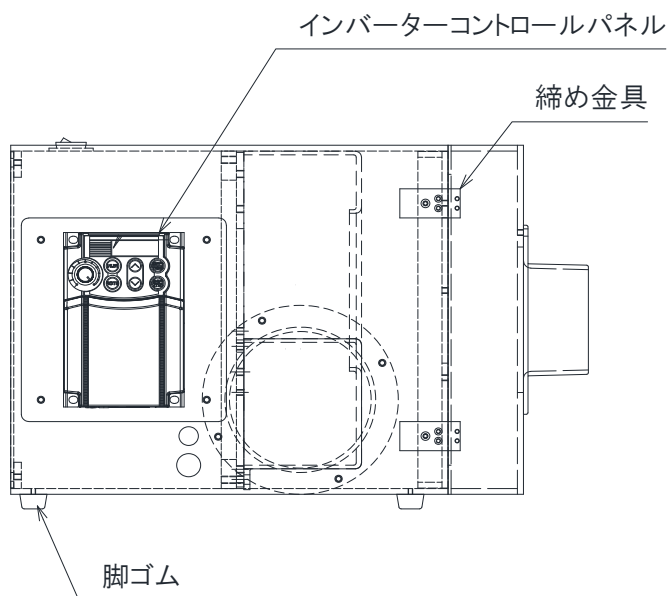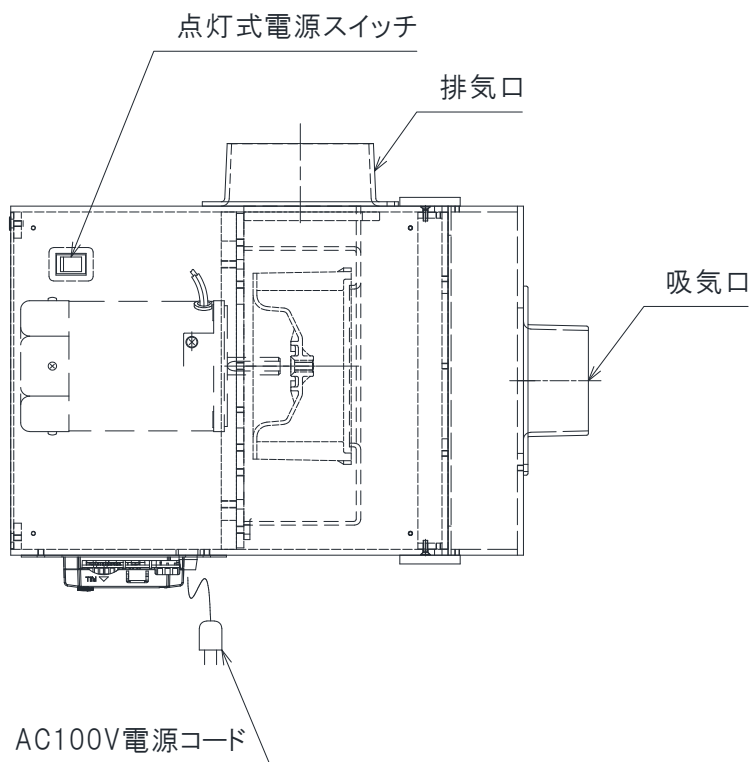

■製品仕様

外寸 mm	W240×D330×H240※	
主要材質	本体 : PVC (塩ビ)	
	ファンケーシング : ポリプロピレン	
	ファン羽根 : ポリプロピレン	
使用周囲温度	5℃～35℃	
ファン	50Hz	7.2m ³ /min (単体能力) 静圧 500Pa
	60Hz	8.6m ³ /min (単体能力) 静圧 550Pa
ヒューズ	10A	
接続口径	吸気/排気 φ75/φ100	
電源電圧	AC100V 50/60Hz (通常時消費電力 400W 以下、消費電流 6A 以下)	
電源コード	接地 2P (3P) プラグ付電源コード コード長約 2.8m	
重量	約 11.0kg	

※記載の寸法にはダクトジョイント、脚ゴム、その他突起部を含みません。詳細は弊社までお問い合わせください。

<使用方法>

<設置上の安全に関する注意>の条件を満たす場所に本製品を置き御使用ねがいます。

1. 吸気口・排気口にダクトホース（別売）を接続してください。
2. 電源コードをAC100Vのコンセントに差し込んでください
3. 電源スイッチをONにして、作動させてください。
4. 動作後同封のインバーターの取扱説明書に基づき操作パネルのツマミで所定の回転数に設定（風量調整）をおこなってください。

.

 強制事項	・本商品は起動時に定格以上の電流が流れます。 本商品に対して 100V10A を確保できるようにしてください。
--	--

■排気について

必ず、排気ダクトホースを接続し、お客様既設の排気設備（排気管）等に接続する等して、屋外に排気してください。

この時、ファンユニットから排気設備等までの排気ダクト長さや、ダクトの曲げ回数、配管等の取り回し方法により、本品の排気能力（風量）が低下しますから、極力、ダクト長さを短くして御使用願います。

＜お手入れについて＞

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。

取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

警告	
	・お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 ・本製品のお手入れの際、周囲に付着した薬品、蒸気や粉じんを吸い込まないでください。健康を害するおそれがあります。
	・清掃する場合は、外装や内部に直接水をかけたりしますと漏電等の事故原因になりますので、絶対にしないでください。
 注意	
	・電源プラグの刃、および刃の取り付け面にホコリが付着していないか定期的に確認して、ガタのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。ホコリが付着したり、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。 ・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。

＜廃棄方法＞

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や各地域の市町村が定める方法に従って廃棄してください。

<製品保証>

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定 (1) に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	ファンユニット		
型式	インバーターM型 (耐酸タイプ)		
機番			
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	様		
ご住所	TEL:		
取り扱い店名	担当者印		
住所	TEL:		

アズワン株式会社

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

◎商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター
TEL 0120 - 700 - 875



スマートフォンから

問い合わせ専用 URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

◎修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口
TEL 0120 - 788 - 535




スマートフォンから

問い合わせ専用 URL [https://www.as-1.co.jp/faq/support/\(E-mail\) repair@so.as-1.co.jp](https://www.as-1.co.jp/faq/support/(E-mail)repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

製品に関する最新の情報を弊社ホームページでご案内しています。

次の代表型番の QR コードからアクセスしてください。

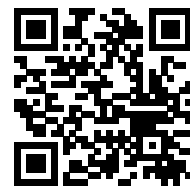

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

アズワン株式会社

2024年02月 3版
Made in Japan