




# ジャストライト プランジャー缶 取扱説明書

品番: J10008、J10108、J10208、J10308

本製品は、容器部分とポンプ部分を完全に取り外すことができるようデザインされていますので、すばやく簡単に溶剤を補充することができます。また、容器内部の清掃も簡単です。

## 溶剤の入れ方

1. 黒いカバー部分を自然に持ち上がるまで時計回りと反対方向に回します。
  2. 容器に溶剤を入れた後(容量の約3/4まで)、カバー部分を押し込みながら時計回りの方向に回します。
- ※ パンを手で押した状態でパンの上に溶剤をゆっくりと流し込んで入れることもできます。溶剤があふれないよう、注意しながら入れてください。

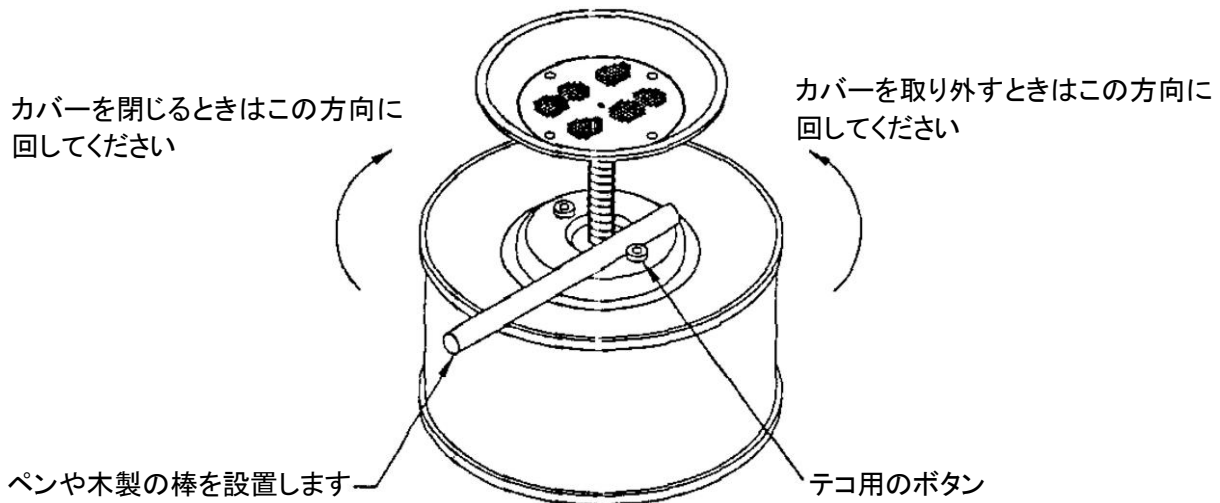

## お手入れ方法

本製品は、汚れを取り除いたり、他の溶剤を入れる際にこびりついた古い液体を除去することができます。上図のようにカバー(ポンプ部分)を外し、容器を空にしてから汚れを拭き取ってください。また、パンの下についているネジ部分を回して外し、真鍮部分の汚れを拭き取ってください。

## ご注意

- ・ この缶は、溶剤を安全に扱うために特別にデザインされたものです。多くの溶剤に対応できますが、金属を腐食させるような溶剤や薬品に対してはご使用になれませんのでご注意ください。
- ・ 液体は、容器の容量の3/4以上、入れないでください。必ずフタが完全に閉まった状態でお使いください。
- ・ こぼれる可能性がありますので、中に液体が入った状態で容器を傾けないでください。
- ・ 容器内部の底の縁に、黒いシール加工が施されていますが、製品の品質、使用上の問題はございません。はがさないようお願いいたします。

### ■製造元

ジャストライト マニュファクチャリング カンパニー L.L.C.(米国)

PLUNGERCAN-121011

### ■輸入発売元

エー・エム・プロダクツ株式会社

〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1 横溝ビル8階  
TEL:03-5481-9001(代) FAX:03-5481-9004