


共立 **パックテスト**® 使用法

スマートパックテスト

 iPhone用アプリ
Japan use only
App Storeから
ダウンロード


硝酸

<硝酸態窒素>

 型式 WAK-NO₃
KR-NO₃

GHSマーク



警告

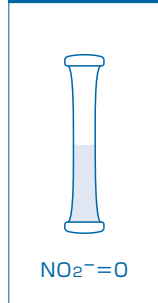
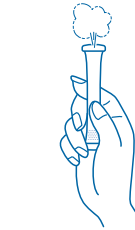
 還元とナフチルエチレンジアミン比色法による
Naphthylethylenediamine Visual Colorimetric Method after Zinc Reduction

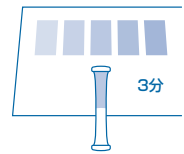
主試薬 亜鉛、ナフチルエチレンジアミン

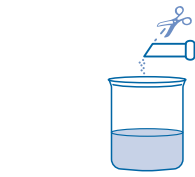
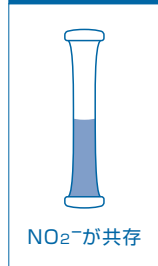
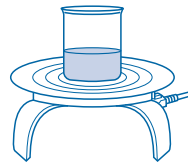
 測定範囲 <硝酸イオン> NO₃⁻ 1~45 mg/L (ppm)
<硝酸態窒素> NO₃⁻-N 0.2~10 mg/L (ppm)

測り方

※必ず、パックテスト 亜硝酸での測定により、亜硝酸の有無を確認してください。

亜硝酸が「0」の場合：硝酸の測定を行いません。

 ①チューブ先端のライン
を引き抜きます。

 ②穴を上にして、指で
チューブの下半分を
強くつまみ、中の空気
を押し出します。

 ③そのまま穴を検水の中に入れ、つまんだ
指をゆるめ、半分くらい水を吸い込むまで
待ちます。液がもれないようにかるく
5~6回振り混ぜます。

 ④3分後にチューブを
標準色の上ののせて
比色します。

亜硝酸が共存する場合：最初に亜硝酸を前処理剤で除去してから、硝酸の測定を行いません。

 ①検水30mLをビーカーにとり、
別売の硝酸測定用前処理剤
(NO₃-RA)を入れます。

 ②電熱器等で加熱し、
約2分沸騰させます。

 ③室温まで下げます。
検水の量が減った場合は、純水を加えて30mLにします。
①から硝酸の測定を行いません。

 デジタルパックテスト、
デジタルパックテスト・マルチSP
でも測定可能です。


測定値の読み方

- 指定時間後にチューブ内の液の色を標準色と比べます。一番近い標準色の値が測定値です。
チューブ内の液の色が標準色の間の場合は中間値を読み取ってください。
- 硝酸イオン、硝酸態窒素の標準色が表裏に印刷されています。測定する目的に合わせて使い分けてください。

パックテスト使用前、使用後の取扱い注意

- 応急措置**
- 内容物が目に入ってしまったら → すぐに多量の水で洗い流してください。
 - 内容物が皮膚や衣服にふれたら → すぐに水で洗い流してください。
 - 内容物が口に入ってしまったら → すぐに水で口の中を洗い流してください。
- 内容物を飲み込んだり、上記の措置後に異常がある場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

- 保管**
- ラミネート包装を開封した後は、保存袋に入れ、なるべく早くご使用ください。特に夏場や梅雨時には保存状態により数日で試薬が劣化することもあります。

- 廃棄**
- 事業活動で使用する場合は、各関係法令に従って適切に廃棄してください。
それ以外の場合は、チューブはそのまま「燃やすゴミ」としての廃棄も推奨しています。

試薬に関するお知らせ

本製品は、取扱い者へのSDSの提供を義務づけた「PRTR法」、「労働安全衛生法」および「毒物及び劇物取締法」には該当しません。


 株式会社 **共立理化学研究所**
KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab., Corp.

 神奈川県横浜市緑区白山1-18-2 ジャーマンインダストリーパーク
TEL: 045-482-6937

パックテスト 硝酸

特徴

この製品は、JIS K 0102 43.2.3 の銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法と類似した亜鉛還元-ナフチルエチレンジアミン比色法を用いており、工場排水や環境水をはじめ、いろいろな検水中のイオン状態(NO_3^-)の硝酸を簡単な操作で測定できます。

さらに高濃度の測定には、パックテスト硝酸(高濃度)(型式 WAK- NO_3 (C)、測定範囲 NO_3^- 90~4500mg/L)をご利用ください。細かい測定値が知りたい場合は、デジタルパックテスト(型式 DPM2- NO_3)、デジタルパックテスト・マルチSP(型式 DPM-MTSP)をご利用ください。なお、パックテストとは測定範囲、反応時間、共存物質の影響が若干異なりますのでお問い合わせください。

注意

- この方法では、検水中の硝酸イオン(NO_3^-)の測定値および硝酸態窒素(NO_3^- -N)の測定値の両方が得られます。(硝酸態窒素は、硝酸体窒素、硝酸性窒素とも表示します)
- 発色時のpHは、約3です。pHが2~9の範囲をこえる検水は希水酸化ナトリウム溶液または希硫酸等で中和してから測定してください。
- 1000mg/Lの硝酸標準液では、標準色の「45」と同等以上の発色をします。高濃度が予想される場合には、あらかじめ希釈してから測定してください。
- 検水の温度は15~40℃で測定してください。
- 1回で検水をチューブの半分近くまで吸い込めなかった時には、穴を上にして空気を押し出し、もう一度やりなおしてください。
- 比色する時に、多少試薬が溶解せずに残っていても測定には影響ありません。
- 比色は日光で行なってください。直射日光や一部の蛍光灯、水銀灯、LEDでは比色が困難になることがあります。
- 発色後にラインをチューブ先端の穴に戻すと、チューブ内の液がもれなくなります。

共存物質の影響

標準色は、標準液を用いて作成しています。他の物質の影響が考えられる場合は、公定法と比較するか、標準添加法により測定値を確認してください。下記は、標準液に単一の物質を添加した場合の発色への影響データです。

1000mg/L 以下は影響しない	...	Al^{3+} 、 B^{3+} (ほう酸)、 Ba^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 CN^- 、 F^- 、 Mg^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Na^+ 、 NH_4^+ 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 、 Zn^{2+} 、フェノール	
250mg/L	//	...	K^+
100mg/L	//	...	Co^{2+} 、 Cr^{3+}
50mg/L	//	...	Fe^{2+} 、 Ni^{2+}
20mg/L	//	...	Fe^{3+}
5mg/L	//	...	I^-
2mg/L	//	...	Cd^{2+} 、残留塩素
1mg/L	//	...	Cr^{6+} (クロム酸)
少しでも影響する	Cu^{2+} 、 NO_2^- (下記参照)、 Sn^{2+} 、陰イオン界面活性剤	

海水は測定できません。

また、酸化性物質や還元性物質が影響する場合があります。

亜硝酸が共存している場合の注意

このパックテストでは、亜硝酸イオン(NO_2^-)が共存すると硝酸イオン(NO_3^-)より強く発色してプラス妨害となりますので、必ず亜硝酸の測定を行なってください。測定には、パックテスト 亜硝酸(型式 WAK- NO_2)が便利です。

- 亜硝酸が共存する場合、正確な硝酸濃度を求めたいときには硝酸測定用前処理剤(型式 NO_3 -RA)で表面の「測り方」に従って、亜硝酸イオンを除去した後に測定してください。ただし、亜硝酸イオン(NO_2^-)が10mg/L以上ある時はこの前処理でも除去できません。
- 硝酸に比べて亜硝酸が少ない検水(河川水など)の場合は、次のように前処理なしでもある程度補正できます。ただし、1.より誤差が大きくなります。
 - パックテスト 亜硝酸で亜硝酸を測定します。
 - パックテスト 硝酸で見かけの硝酸を測定します。
 - 次の式から、およその硝酸濃度を算出します。

〈硝酸イオンの場合〉 見かけの硝酸イオンの測定値 - 亜硝酸イオンの測定値 $\times 10$ = 硝酸イオンの濃度
(②の測定値) (①の測定値 $\times 10$)

〈硝酸態窒素の場合〉 見かけの硝酸態窒素の測定値 - 亜硝酸態窒素の測定値 $\times 8$ = 硝酸態窒素の濃度
(②の測定値) (①の測定値 $\times 8$)