クリスタルキャッチャー チップ

取 扱 説 明 書

ステンレスチップ (アクア)「CT-100」、 ステンレスチップ (ソルト)「CT-200」 ガラスチップ (アクア) 「CT-300」、 ガラスチップ (ソルト) 「CT-400」


1. チップ特長

<ステン<u>レスチップ</u>>

クリスタルキャッチャーステンレスチップ (CT-100, CT-200) は、先端がステンレス製のため、耐久性に優れています。先端径は 200 μm で、大きな結晶のピックアップに適しています。

<ガラスチップ>

クリスタルキャッチャーガラスチップ (CT-300, CT-400) は、先端がガラス製となり、より細い形状 (先端径:80 μ m) を実現した商品で、微結晶のピックアップに適しています。溶液中の結晶が見や すくなり、結晶をピックアップしやすくなりました。また、X線回折測定の際には、先端部からの回 折ノイズが低減し、データ品質が向上します。

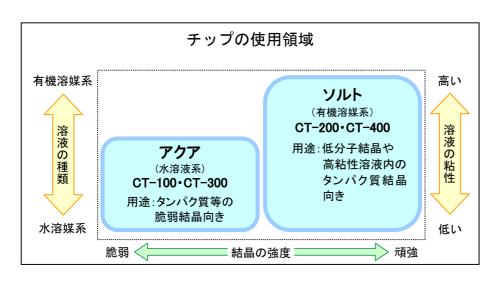



各チップには**識別表示**が ついています。

	商品コード	商品名	識別表示	先端径	標準対応結晶サイズ
	CT-100	ステンレスチップ (アクア)	青と黒	200	0.1~1.0 mm
	CT-200	ステンレスチップ (ソルト)	白と黒	200 μm	0.1° = 1.0 mm
	CT-300	ガラスチップ (アクア)	青と赤	- 80 μm	0.05~0.3 mm
	CT-400	ガラスチップ (ソルト)	白と赤		

- 2. 使用方法 ※クリスタルキャッチャー本体「CC-900」の取扱説明書も併せてご覧ください
 - 1) 本体 (CC-900) にチップを取り付けます。チップ内のネジ山(凸) と本体の先端の凹がはまるように取り付けます。
 - ※ チップを装着する際、手でチップを回転させないでください。
 - 2) チップからキャップを外してください。




3) チップが本体から外れないよう手で押さえ、本体のノックボタンをノックしてください。<u>顕微鏡でチップ先端を観察しながら、ノックすることをお勧めします</u>。新しいチップや長時間使用していないチップを使用される場合は、5~10回程度ノックし、粘着剤を吐出させてご使用下さい。それ以外のときは、1~2回ノックすれば、適量の粘着剤が吐出できます。

クリスタルキャッチャー本体のアジャスターを調整することにより、ノックボタンの稼動範囲 (ストローク)を変更することができ、粘着剤の吐出量を調整することができます。

詳細は、クリスタルキャッチャー本体「CC-900」の取扱説明書をご覧ください。

- ※ ノックしてから粘着剤が出るまで数秒~数十秒かかります。
- ※ <u>連続してノックすると、粘着剤が大量に吐出し、長時間止まらなくなります。また、ガラスチップの場合は破</u>損する可能性がありますのでご注意ください。
- 4) チップから粘着剤が適量出ていることを顕微鏡などで確認した後、 溶液中の結晶に軽く押し当て、ピックアップしてください。
 - ※溶液条件によっては、しばらく浸すと粘着力が低下する場合があります。 その場合は、チップの先端を拭き取り、新しい粘着剤を出してご使用ください。
- 5) チップを本体から外し、X線回折装置にマウントしてください。
- 6) 使用後は、チップの先端の結晶と粘着剤を拭き取った後、内と外カ バーの両方のキャップをして保管してください。

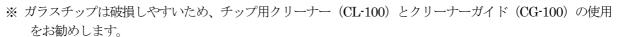

その後は、同じ要領で繰り返しご使用いただけます。

ご注意事項

- *先端が極めて細いため、皮膚などに刺さらないようにご注意ください。
- *「CT-300」「CT-400」はガラス製のため、大変壊れやすくなっております。取り扱いにはご注意く ださい。
- *結晶化溶液の条件によっては、十分な粘着力を確保できない場合があります。
- *「CT-200」「CT-400」(ソルト) の粘着剤は、温度が 28℃以上になると粘着力が弱くなりますので、 ご注意ください。
- *チップは、直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- *チップ内の粘着剤は、100回の使用に対応する量が充填してあります。粘着剤がチップの先端から 出なくなった場合は、新しいチップと交換してください。チップは消耗品です。
- *<u>使用しない時は、チップに必ずキャップをしてください。</u>キャップは、先端の保護と危険防止になります。
- *チップの保証期間は、ご購入日から6ヶ月となります。 (お客様の過失により破損した場合や、取扱説明書と異なった使用法をした場合は、対象外となります。)

<お問合せ先>

株式会社創晶

〒565-0871 吹田市山田丘 2-1

大阪大学工学 P3 棟 313 号

電話: 06-6877-5659 E-mail: info@so-sho.jp

URL: http://www.so-sho.jp/

