


# 遠沈管スタンド 15mL・50mL用

## F18796-0000

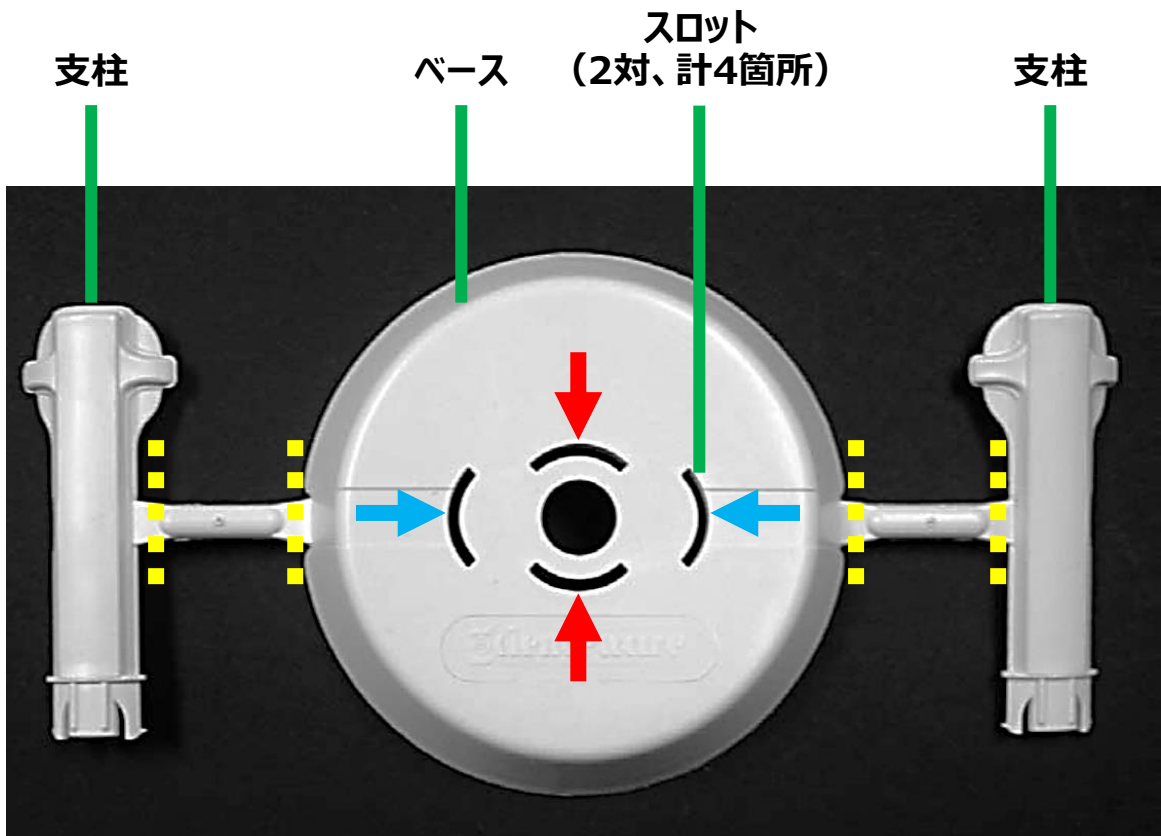

支柱を差し込むスロットを変えることで、スタンド1つで15mLと50mL遠沈管のどちらにも対応します。

### 【組み立て・使用方法】

- ① ベースに支柱が取り付けられた状態になっています。上図の点線の箇所をねじり取るか、ハサミ（ニッパー）で切って、支柱をベースから取り外します。
- ② 台座中央にあるスロット（隙間）に支柱の下部を差し込んでください。

15mL遠沈管を  
保持する場合

15mL用スロット（スロット間の距離が狭い方※  
上図赤矢印部分）に支柱を差し込みます。

50mL遠沈管を  
保持する場合

50mL用スロット（スロット間の距離が広い方※  
上図水色矢印部分）に支柱を差し込みます。

- ③ 支柱間に遠沈管を差し込むことで、遠沈管を立てた状態で保持することが可能です。