



使用方法

- ① シャーレを必要な枚数だけ袋から取り出し、上下に折り曲げて個々に切り離します。

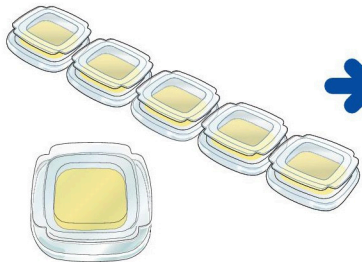

- ② シャーレのフタを取り、ただちに培地面を検査材料の表面に密着させて軽く押します。

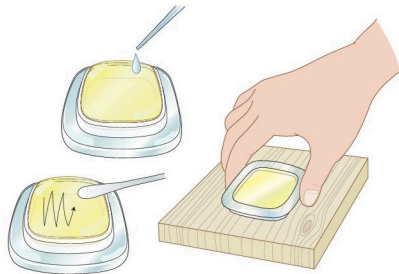

※検査材料が液体の場合は20~50 μ L程度を滴下または、滅菌綿棒にしみ込ませて培地全面に均一になるよう塗抹します。

- ③ シャーレにフタをして、必要事項を記入します。フラン器にシャーレのフタ側を下にして入れ、培養します。



- ④ 培養後発育した集落を観察します。

