

水質検査試験紙

用途

2-7671-01 アクアチェックN

浄化槽や排水処理施設の他、養魚場や水槽などの亜硝酸性窒素と硝酸性窒素を測定。

2-7671-02 アクアチェックA

排水処理施設の流水負荷測定や養魚場・プールなどのアンモニア性窒素のチェック。
アクアチェックNとの併用により排水中の無機窒素イオンの濃度を短時間に測定。

2-7671-03 アクアチェックP

排水中などのリン酸イオン濃度の測定。

使用方法

2-7671-01～03

- ①試験紙を水に浸す ②一定時間反応させる ③比色表で判定する


① 試験紙を水に浸す

アクアチェックN (1秒間)
アクアチェックP (5秒間)




アクアチェックA

試験部分を30秒間上下に強く振ってください。

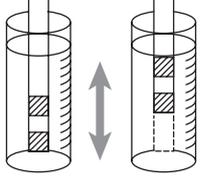

試験紙を水に浸す方法は試験紙の種類により異なります。

③ 比色表で判定する

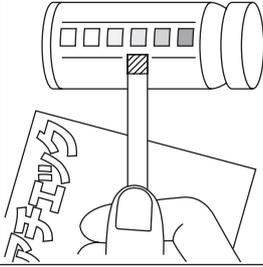

アクアチェックAは試験紙の裏側から判定してください。

② 試験紙を水から取り出し一定時間反応させる

アクアチェックN	亜硝酸性窒素	30秒間
	硝酸性窒素	60秒間
アクアチェックA		30秒間
アクアチェックP		45秒間