



グローブバッグ

3-119-01 ~ 04





外観図

-01.-02



-03.-04

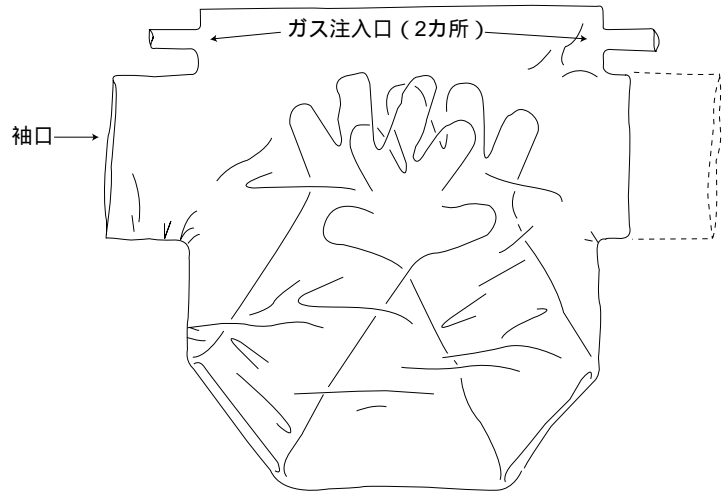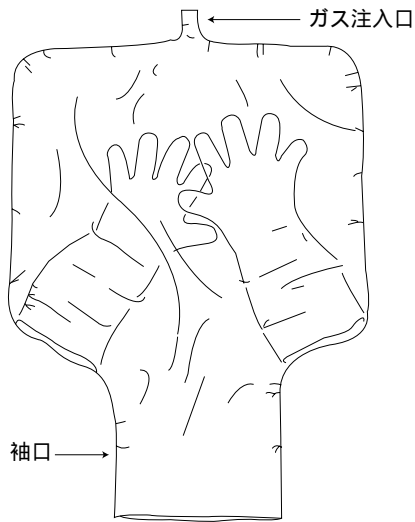

使用方法
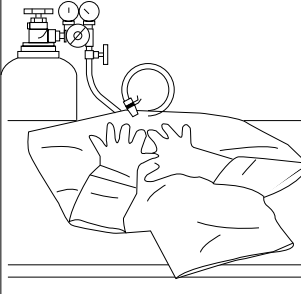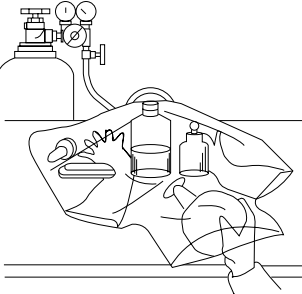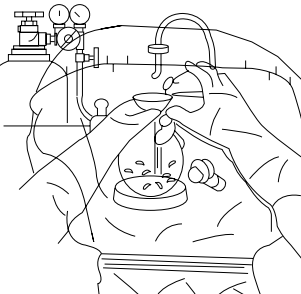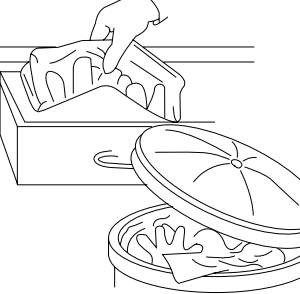
<p>1.</p>  <p>グローブバッグを不活性ガスのホースにつなぎます。</p>	<p>2.</p>  <p>処理に必要な機器を洗浄して中に入れます。</p>	<p>3.</p>  <p>ハンディロック、又はクイックランプでグローブバッグを開め、ふくらませてから、作業を開始して下さい。</p>	<p>4.</p>  <p>作業終了後、再使用される方は、折り畳んで保管して下さい。</p>
---	---	---	---

・付属品

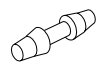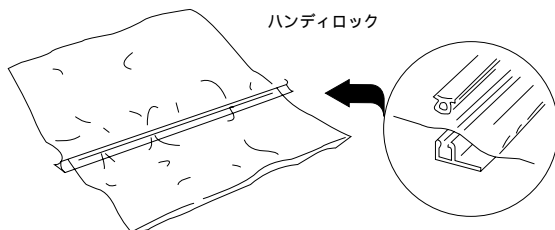

チューブキャプラー

手袋

