

セーフティパーティション HEPAフィルターの交換方法

—目次—






1. 安全上のご注意
2. 製品およびHEPAフィルターの確認
3. HEPAフィルターの交換 NSCP-03FH(吹出型)の場合
4. HEPAフィルターの交換 NSCP-03KH(吸引型)の場合

対象機器

3-2072-11: NSCP-03FH(吹出型)
(※旧品番 3-2072-01: PSSCP-03FH(吹出型))
交換用HEPAフィルター品番: 4-3350-01

3-2072-12: NSCP-03KH(吸引型)
(※旧品番 3-2072-02: PSSCP-03KH(吸引型))
交換用HEPAフィルター品番: 4-3351-11

1. 安全上のご注意


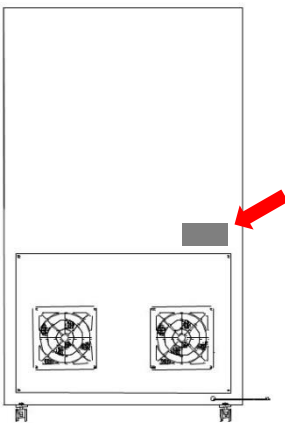
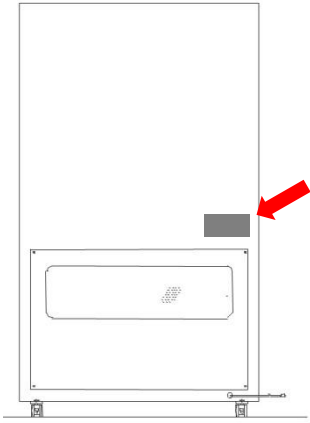



-  HEPAフィルターの交換作業は必ず専門知識を有する人、もしくは製品に関する知識を持った人が行って下さい。
-  交換作業をする時は、セーフティパーテーションのコンセントを抜いて下さい。
-  交換作業は使い捨てビニール製手袋・マスク等の適切な保護具を装着して実施して下さい。
-  古いHEPAフィルターに付着した塵埃を飛散させないようにビニール袋等で密封させて下さい。
-  取り外したHEPAフィルターは専門の廃棄業者等にて適切に処理をして下さい。

2. 製品およびHEPAフィルターの確認

セーフティパーテーションの吹出型と吸引型では交換するフィルターが異なります。


下表にて製品とフィルターの型式を確認して下さい。

吹出型、吸引型それぞれのフィルター交換作業は次ページ以降を参照して下さい。

	NSCP-03FH (吹出型)	NSCP-03KH (吸引型)
<p>セーフティパーテーションの型式は、製品背面の定格ラベルで確認して下さい。</p> 		
<p>交換用HEPAフィルターの型式は、フィルター枠の定格ラベルで確認して下さい。</p> 	<p>吹出型用交換フィルター 3502-67 RI AA</p> 	<p>吸引型用交換フィルター 3502-67 RO AA</p> 


3. HEPAフィルターの交換 NSCP-03FH(吹出型)の場合

①2箇所のビスを外しパンチングパネルを取り外します。

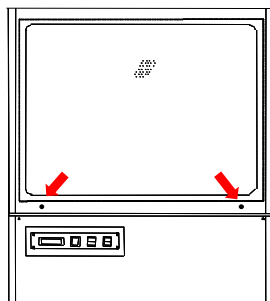


パネルは上に持ち上げて
引っ掛けを外して下さい。

②4箇所のビスを外しフィルター
押さえを取り外します。

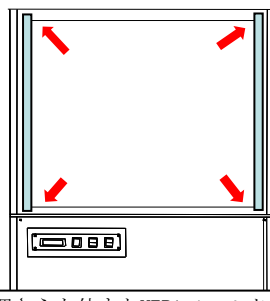

押さえを外すとHEPAフィルターが
落下する恐れがあるので注意して
下さい。



③HEPAフィルターを手前に
引っ張って取り出します。

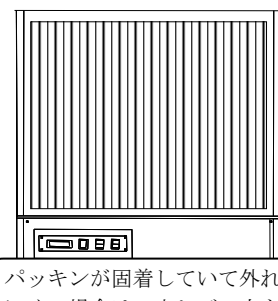

パッキンが固着していて外れ
にくい場合は、少しづつ力
を加えて引いて下さい。
本体が転倒しないように注意
して下さい。

④新しいHEPAフィルターを取り付けます。
・フィルターの型式と取り付け方向を確認して下さい。
・フィルターは外枠を持って取り扱って下さい。
保護網や濾材には触れないで下さい。

	NSCP-03FH型(吹出型)
HEPAフィルター型式	3502-67 RI AA
取り付け方向の確認	黒いゴムパッキンを奥にする
	AIR(気流)の矢印を写真の通りに

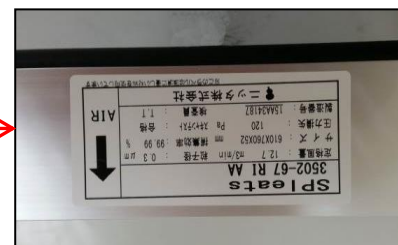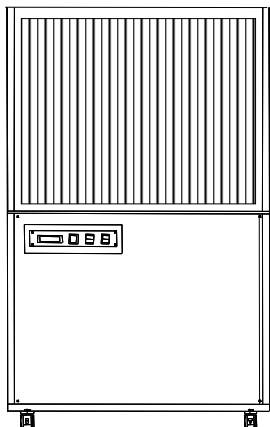


⑤フィルター押さえを4箇所の
ビスで固定します。




HEPAフィルターが落下しない
ように注意して作業して下さい。

⑥パンチングパネルを取り付け
て2箇所のビスで固定します。

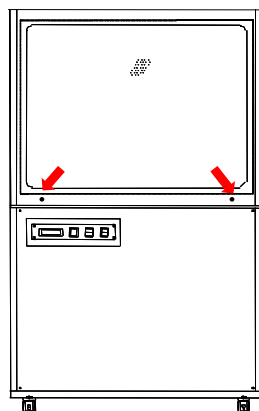


4. HEPAフィルターの交換 NSCP-03KH(吸引型)の場合

①2箇所のビスを外しパンチングパネルを取り外します。

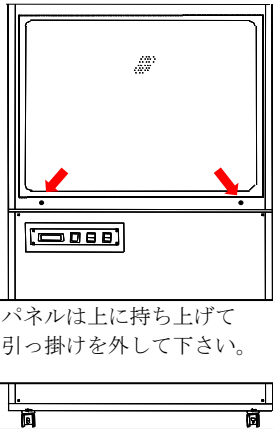


パネルは上に持ち上げて引っ掛けを外して下さい。

②サランネットを取り外します。

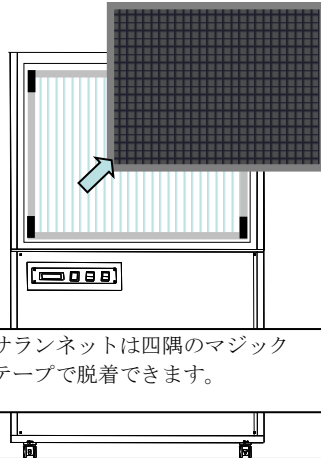


サランネットは四隅のマジックテープで脱着できます。

③4箇所のビスを外しフィルター押さえを取り外します。

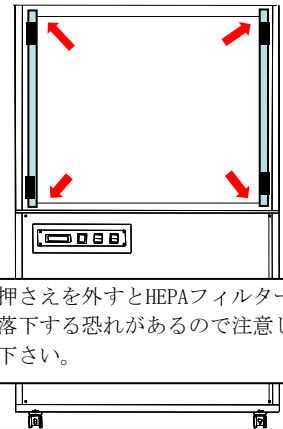

押さえを外すとHEPAフィルターが落下する恐れがあるので注意して下さい。

④HEPAフィルターを手前に引っ張って取り出します。


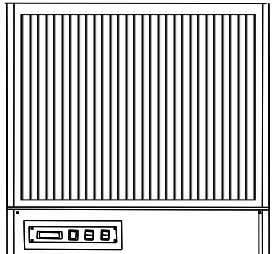


パッキンが固着していて外れにくい場合は、少しづつ力を加えて引して下さい。本体が転倒しないように注意して下さい。


⑤新しいHEPAフィルターを取り付けます。

- ・フィルターの型式と取り付け方向を確認して下さい。
 - ・フィルターは外枠を持って取り扱って下さい。
- 保護網や濾材には触れないで下さい。

	NSCP-03KH型 (吸引型)
HEPAフィルター型式	3502-67 RO AA
取り付け方向の確認	黒いゴムパッキンを奥にする
	AIR(気流)の矢印を写真の通りに

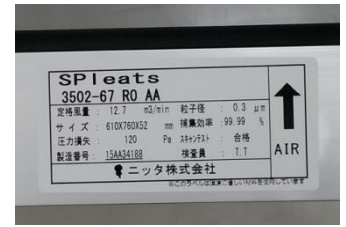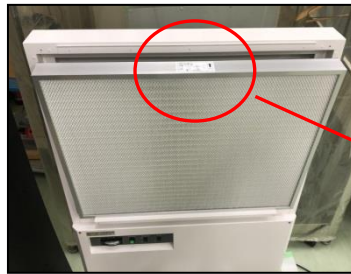


⑥フィルター押さえを4箇所のビスで固定します。

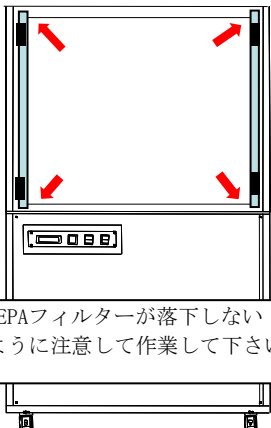

HEPAフィルターが落下しないように注意して作業して下さい。

⑦サランネットを取り付けます。

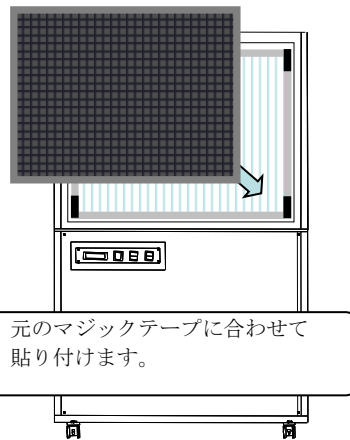

元のマジックテープに合わせて貼り付けます。

⑧パンチングパネルを取り付けて2箇所のビスで固定します。

