

セーフティパーティション プレフィルターの交換方法

—目次—






1. 安全上のご注意
2. 製品およびプレフィルター(サランネット)の確認
3. プレフィルター(サランネット)の交換 NSCP-03FH(吹出型)の場合
4. プレフィルター(サランネット)の交換 NSCP-03KH(吸引型)の場合

対象機器

3-2072-11: NSCP-03FH(吹出型)
(※旧品番 3-2072-01: PSSCP-03FH(吹出型))
交換用プレフィルター品番: 4-3350-02


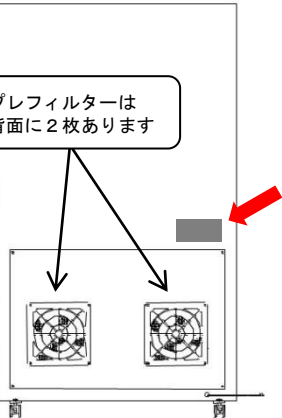
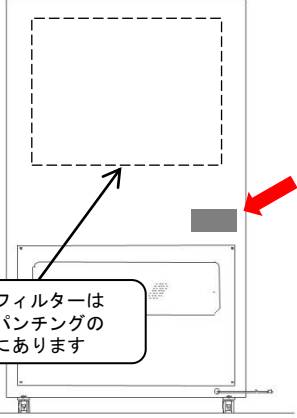
3-2072-12: NSCP-03KH(吸引型)
(※旧品番 3-2072-02: PSSCP-03KH(吸引型))
交換用プレフィルター品番: 4-3350-03

1. 安全上のご注意


-  プレフィルターの交換作業は必ず専門知識を有する人、もしくは製品に関する知識を持った人が行って下さい。
-  交換作業をする時は、セーフティパーティションのコンセントを抜いて下さい。
-  交換作業は使い捨てビニール製手袋・マスク等の適切な保護具を装着して実施して下さい。
-  古いプレフィルターに付着した塵埃を飛散させないようにビニール袋等で密封させて下さい。
-  取り外したプレフィルターは専門の廃棄業者等にて適切に処理をして下さい。

2. 製品およびプレフィルター(サランネット)の確認

セーフティパーテーションの吹出型と吸引型では交換するフィルターが異なります。
下表にて製品の型式を確認して下さい。

	NSCP-03FH (吹出型)	NSCP-03KH (吸引型)
<p>セーフティパーテーションの型式は、製品背面の定格ラベルで確認して下さい。</p> 	<p>プレフィルターは背面に2枚あります</p> 	<p>プレフィルターは正面パンチングの内側にあります</p> 

3. プレフィルター(サランネット)の交換 NSCP-03FH(吹出型)の場合

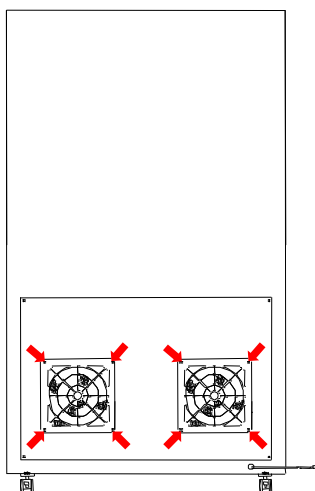

①4箇所のビスを外してサランネットを取り外します。


②新品のサランネットに交換して、4本のビスで固定します。

4. プレフィルター(サランネット)の交換 NSCP-03KH(吸引型)の場合


①2箇所のビスを外しパンチングパネルを取り外します。

②サランネットを取り外して新品に交換します。

③パンチングパネルを取り付けて2箇所のビスで固定します。

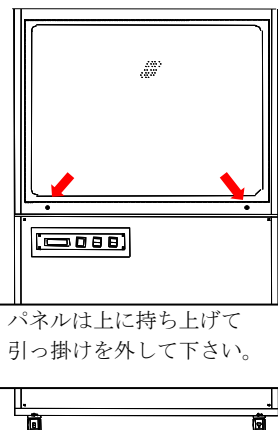

パネルは上に持ち上げて引っ掛けを外して下さい。

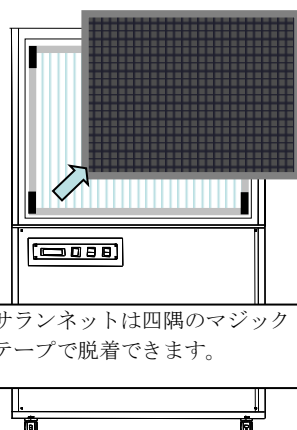

サランネットは四隅のマジックテープで脱着できます。

