



組立要領

左図のようにA~Iのブロック毎に組み立てた状態で出荷されます。

- 各部品を図の様に組上げます。
- 水が漏れない様にネジ部にはシールテープを巻いて、レンチで締めます。
- 完成後は水を流し漏れが無く、確実にシャワー及び洗眼器から流れるのを確認してください。

注記：
ねじ込み長さ 32A : 14mm
25A : 13mm

ASSEMBLING PROCEDURE

- Set parts ① to ASSEMBLED PARTS ⑥ .
- Screw ASSEMBLED PARTS ⑤ into upper part of ASSEMBLED PARTS ⑥ .
- Screw ASSEMBLED PARTS ④ into upper part of ASSEMBLED PARTS ⑤ .
- Screw ASSEMBLED PARTS ③, ② and ① as the same as the way of proceeding clause.
- Attach the PARTS ③ to ASSEMBLED PARTS ② .
- Attach the PARTS ① to ASSEMBLED PARTS ③ .

NOTE :
Length of Inserted screw is approx.
1-1/4" : 14mm
1" : 13mm

寸法検査/Dimensional Inspection

寸法測定箇所
Measuring Part A, B, C, ... G.
寸法の許容差は、既定寸法の±5%以内とする。
Tolerance within 5% of specified dimension.

PARTS LIST				
No.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	NOTES
1	シャワーヘッド SHOWER HEAD	ABS	1	—
2	エルボ ELBOW	SCS 13A	1	Rc 1
3	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	R 1 x 238
4	ボールバルブ BALL VALVE	SCS 14A	1	Rc 1
5	バルブアーム VALVE ARM	SUS 304	1	—
6	バルブ開閉引き棒 PULL ROD	SUS 304	1	—
7	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	R 1 x 294
8	エルボ ELBOW	SCS 13A	2	Rc 1 1/4
9	ティー TEE	SCS 13A	4	Rc 1 1/4
10	ニップル NIPPLE	SUS 304	2	R 1 1/4 x 656
11	ニップル (栓) NIPPLE (PLUGGED)	SUS 304	1	R 1 1/4 x 65
12	ブッシング BUSHING	SCS 13A	1	1 1/4 x 1/2
13	ニップル NIPPLE	SUS 304	2	R 1/2 x 55
14	エルボ ELBOW	SCS 13A	1	Rc 1/2
15	ユニオン UNION	SCS 13A	1	Rc 1/2
16	洗眼器 EYEWASH	ABS	1	PIPING : SUS304
17	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	R 1 1/4 x 163
18	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	R 1 1/4 x 166
19	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	R 1 1/4 x 506
20	床取り付けフランジ FLOOR FLANGE	SCS 13	1	—
21	表示板 INDICATE PLATE	PLASTIC	1	—
22	両上取り付け金具 BRACKET	SUS 304	1	1 1/4"
23	ボールバルブ BALL VALVE	SCS 14A	1	Rc 1/2
24	バルブ開閉板 PUSH PLATE	SUS 304	1	—
25	ストリートエルボ STREET ELBOW	SCS 13A	1	R 1/2 x Rc 1/2
26	ブッシング BUSHING	SCS 13A	1	1 1/4 x 1
27	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	R 1 x 42
28	ニップル NIPPLE	SUS 304	1	R 1/2 x 100
29	L型ニップル L-NIPPLE	SUS 304	1	R 1/2 x G 1/2
30	アンカーボルト、ナット ANCHOR BOLT & NUT	SUS 304	4	M12 x 100
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

日本エンコン 緊急用シャワー、洗眼器 NIPPON ENCON EMERGENCY SHOWER & EYEWASH MODEL No.502-07				DESIGN	DRAWN	CHECK	APP'VD
					Y.OZAWA	K.MATSUO	K.MATSUO
DWG. No.	ES3-05-000-S-20	Rev. No.	0	SCALE	1/15	DATE	2019-09-09
NIPPON ENCON MANUFACTURING CO., LTD.							