

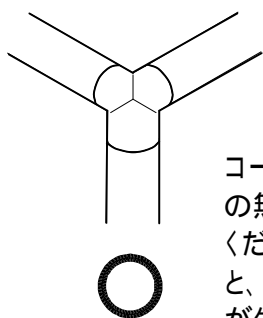


< 組立方法 >

1. 左右の枠を組み立てます。ステンレスパイプ 474mm を 8 本、ジョイント 2 方を 2 個、3 方を 6 個用意します。下図を参考にして、各パイプをジョイントにハンマー等でたたき込んでください。この時、3 方ジョイントが、向かい合わせに同じ位置にくるようにしてください。
2. 左右の枠ができれば、ステンレスパイプ 674mm を 3 本で、左右の枠をつなぎます。以上で本体枠が完成します。
3. 完成した本体枠に、天板をほぼ中央になるように乗せてください。
4. ビニールカーテンをかぶせてください。
5. 天板の上に、ピュアスペースをエアースプレー出口と天板の角穴を合わせて、ピュアスペースの底面に付属の両面テープを貼り、取り付けてください。
6. 電源プラグを、AC100V のコンセントに差し込み、操作スイッチを ON にして作動してください。

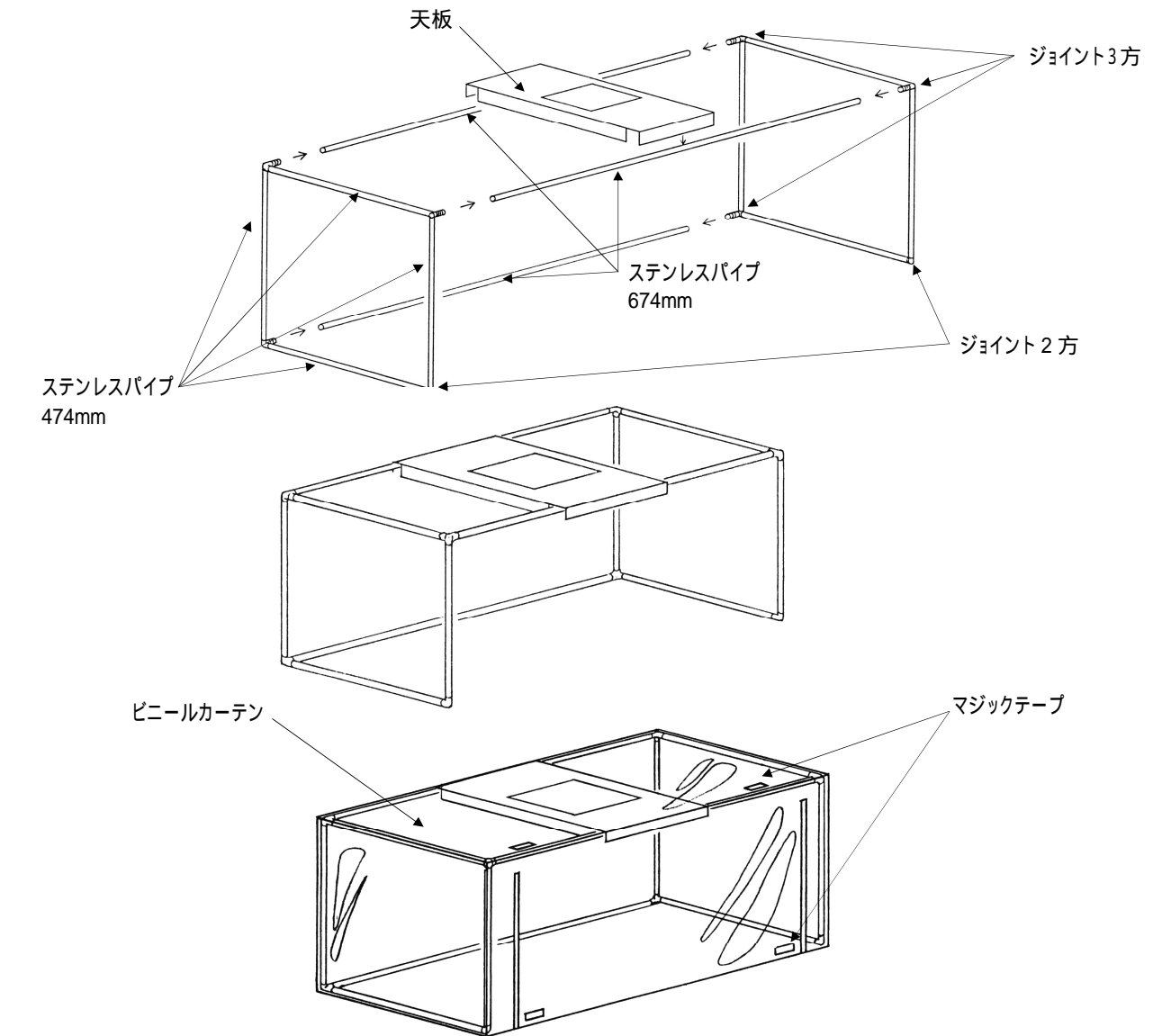

コーナージョイントは奥まで隙間の無い様にパイプに叩き込んでください。叩き込みが不十分ですと、本体枠がグラつく等、不具合が生じます。

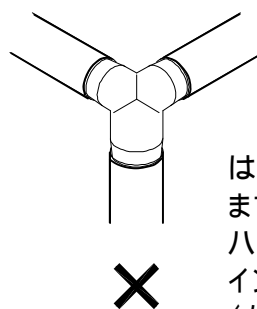

はめ込みしろが残り数mmになりますと、固い場合がありますが、ハンマー等を使用しコーナージョイントを確実に奥まで叩き込んでください。