

# 取扱説明書

## Instruction Manual

## コンパクトドラフト

型番（品番）

HF-800DXN-L セット（3-4062-21）

HF-800DXN-L 本体（3-4062-22）

HF-800DXNA-L セット（1-7628-11）



（写真 HF-800DXN-L セット）

### 最初にお読みください

|           |   |
|-----------|---|
| ＜安全上のご注意＞ | 2 |
| ＜使用上のお願い＞ | 6 |

### ご使用の前に

|         |   |
|---------|---|
| ＜製品概要＞  | 7 |
| ＜各部の名称＞ | 7 |

### 使いかた

|        |   |
|--------|---|
| ＜使用方法＞ | 9 |
|--------|---|

### 据付

|         |    |
|---------|----|
| ＜装置の据付＞ | 10 |
|---------|----|

### お手入れと点検・修理

|           |    |
|-----------|----|
| ＜お手入れと点検＞ | 15 |
| ＜修理＞      | 16 |

### 困ったとき

|              |    |
|--------------|----|
| ＜トラブルの原因と対処＞ | 16 |
|--------------|----|

### 製品仕様と保証について

|        |    |
|--------|----|
| ＜製品仕様＞ | 17 |
| ＜製品保証＞ | 20 |

このたびは、アズワン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品のご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。  
お読みになったあとは、お手元においてご使用ください。

製品の譲渡・貸与時は、この取扱説明書を本体の目立つところに添付して、製品と共にお引き渡しください。

本製品は研究者・事業者向け商品です。家庭用・一般用商品ではありません。

最初にお読みください

## ＜安全上のご注意＞

製品のご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、製品を安全に正しくお使いください。誤った使い方に起因する危害や損害を防止するための重要な事項について記載しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように分けて説明しています。

|                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>警告</b> | 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。          |
|  <b>注意</b> | 傷害を負ったり、物的損害が発生するおそれがある内容です。 |

●本書や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | 「必ず行うこと」を示しています。※    |
|  | 「してはいけないこと」を示しています。※ |
|  | 「注意すること」を示しています。※    |

※ 本書では、おもな使用場面ごとに分類しています。

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 接触禁止を示しています。                    |
|  | 感電注意を示しています。                    |
|  | 安全アース端子付製品は、アース線に接続することを示しています。 |
|  | 分解・改造禁止を示しています。                 |
|  | 指を挟まないよう注意を示しています。              |
|  | 機器の転倒注意を示しています。                 |
|  | 高温になる部分、接触注意を示しています。            |
|  | 爆発注意を示しています。                    |
|  | 回転物注意を示しています。                   |
|  | 電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。       |
|  | 火気禁止を示しています。                    |
|  | 濡れた手での接触禁止を示しています。              |
|  | 機器の水濡れ禁止を示しています。                |
|  | 発火注意を示しています。                    |



## 警告

製品を安全に正しくお使いいただくために  
必ず、お守りください



設置

製品の据付は確実に行ってください。

正しく行われていないと、水漏れ・ガス漏れや感電・火災の原因になります。



操作運転

停電や装置の不具合によって排気ファンが停止したときは、すぐに実験を止め、空気のキレイなところへ退避してください。装置の不具合が原因で停止したときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。

本製品を使用するときは、安全メガネや保護手袋、マスクなど、適切な保護具を着用してください。

実験前に必ずドラフト内の排気状態を確認して、実験中（実験前の準備作業含む）は、排気ファンを作動させてください。  
また、実験終了後は、すぐに排気ファンを停止せず、残留ガスの排気を十分行った後に停止してください。



お手入れ  
と点検

本製品を安全にお使いいただくため、日常の点検とお手入れを必ず実施してください。

➤➤➤ 15 ページ「■日常の点検とお手入れ」



操作運転

爆発性・引火性のあるガス雰囲気中で本製品を使用しないでください。

スイッチの入り切りのときに火花が発生して、爆発・火災の原因になります。

➡ 本製品は、防爆仕様ではありません。

装置内に爆発性・引火性物質を入れないでください。また、爆発性・引火性物質を含んだり、付着した器具、容器等を入れないでください。

引火・爆発するおそれがあり危険です。

➡ 例えば、おもな爆発性の物質としては、硝酸エステル、ニトロ化合物等、引火性の物質としては、過酸化塩類、無機過酸化物、硝酸塩類、有機溶剤等があります。

本来の用途以外に使用しないでください。本製品は研究用途向けの商品です。  
思わぬ事故の原因になります。



## 警告

製品を安全に正しくお使いいただくために  
必ず、お守りください

|                                                                                                    |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>操作運転          | <p>実験中は、頭をドラフト内に入れて作業しないでください。</p> <p>実験中に発生したガスを吸引すると、身体に異常をきたすおそれがあります。</p>                                              |
|                                                                                                    | <p>実験中は、扉を必要以上に大きく開口しないでください。十分な前面風速を確保するため、扉の開口は、必要最小限にとどめてください。扉を必ず、開口高さ 1 / 3 開で使用してください。</p> <p>十分な前面風速がない場合は危険です。</p> |
|                                                                                                    | <p>装置内部の配線を触らないでください。</p> <p>感電の原因になります。</p>                                                                               |
|                                                                                                    | <p>濡れた手で配電盤内の端子やコンセントに触れたり、スイッチ操作を行わないでください。</p> <p>感電の原因になります。</p>                                                        |
|                                                                                                    | <p>本製品の改造や分解をしないでください。</p> <p>火災・感電の原因になります。</p> <p>➡ 改造・分解が行われた場合は、保証の対象外となり、弊社は一切の責任を負いかねます。</p>                         |
| <br>操作運転        | <p>本製品はバイオハザード対策仕様ではありません。</p> <p>感染性の試料を使用した場合、人体に重大な影響を及ぼす原因となり危険です。</p>                                                 |
|                                                                                                    | <p>本製品で放射線物質の実験を行わないでください。</p>                                                                                             |
| <br>お手入れ<br>と点検 | <p>本製品のお手入れの際、周囲に付着した薬品、蒸気や粉じんを吸い込まないでください。</p> <p>健康を害するおそれがあります。</p>                                                     |
|                                                                                                    | <p>本製品をお手入れするときや消耗品を交換するときは、手袋、マスク、安全メガネなどの保護具を着用してください。</p> <p>製品の角、周縁部などでケガをしないようご注意ください。</p>                            |

## ⚠ 注意

製品を安全に正しくお使いいただくために  
必ず、お守りください

|                                                                                                    |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>操作運転          | 専門知識を有する人の指示のもとに本製品をご使用ください。                                                                                     |
|                                                                                                    | 消火器をご用意ください。<br>火災に備えてドラフトの付近に消火器をご用意ください。                                                                       |
|                                                                                                    | 使用中はドラフト内の状態を常時把握して、細心の注意を払ってください。                                                                               |
|                                                                                                    | 落雷のおそれがあるときは実験を中止して、ドラフト内のガスを十分排気した後、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。<br>感電の原因になったり、落雷による過電圧等で装置が故障するおそれがあります。        |
| <br>操作運転         | 電源コードを傷つけないでください。<br>[ ・加工する ・無理に曲げる ・引っ張る ・束ねる ・ねじる<br>・重いものを載せる ・熱器具に近づける ・挟み込む ]<br>電源コードが破損して、火災・感電の原因になります。 |
|                                                                                                    | ドラフト内部に薬品を放置しないでください。                                                                                            |
| <br>操作運転        | 実験中や実験直後は、扉や作業面が熱くなっていることがあります。<br>手を触れると、火傷を負うおそれがあります。                                                         |
|                                                                                                    | 小さいお子様が触れたり、使用したりしないようにご注意ください。                                                                                  |
|                                                                                                    | 扉レール部や天面のローラー一部に触れないようにご注意ください。<br>手や指が挟まれてケガをするおそれがあります。                                                        |
| <br>お手入れ<br>と点検 | お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。<br>また、実験直後は高温になる部分があります。清掃、お手入れの際ご注意ください。<br>火災・感電・火傷の原因になります。               |
|                                                                                                    | 電源プラグの刃、および刃の取り付け面にホコリが付着していないか定期的に確認して、ガタのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。<br>ホコリが付着したり、接続が不完全な場合は、感電や火災の原因になります。       |
| <br>保管          | 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。                                                                                |

## <使用上のお願い>



製品の性能に影響をおよぼしたり、故障の原因になります  
下記の項目を必ず、お守りいただきますようお願いします

本製品を高温環境下や高温物体に近接するところで使用しないでください。  
作業面や排気ファンの熱による変形、破損が発生するおそれがあります。

ドラフト内の温度が60℃以上になるような実験を行わないでください。  
排気ダクト、排気ファンが熱のために変形、破損するおそれがあります。

製品を屋外で使用しないでください。➡ 本製品は、室内使用を前提に作られています。

ドラフトの天面に物を載せないでください。

本装置背面のコンセントは、ファンユニット接続専用です。ファンユニット以外の機器  
は、接続しないでください。

扉はゆっくり開閉して、強い衝撃を与えないでください。  
扉が破損するおそれがあります。

本体はPVC製のため有機溶剤全般に侵されます。有機溶剤は使用しないでください。

水道を使用する場合は、シンクから水が溢れないように注意してください。

扉の質量が変化するような加工をしたり、物体を装着しないでください。扉とウエイト  
のバランスが保持できず、扉が意図しないで上下するおそれがあります。

有害な排液は下水に流さないでください。

実験中、装置に付着した試料、薬品はすぐに拭き取ってください。

ドラフト内部に大型の実験機器を設置する場合は、下面の排気風路を確保するため架台  
等の上に載せてください。

ドラフト内部に熱源機器を設置する場合は、前面サッシや内部の壁面に接触しないよう  
ご注意ください。装置内部が熱によって変形、変色するおそれがあります。

実験終了時は、給水元栓を必ず閉めてください。

ご使用の前に


## ＜製品概要＞

PVC製コンパクトドラフトです。シンクを標準で装備しています。

## ＜各部の名称＞

各部の名称は次の通りです。


**対象** HF-800DXN-L本体のみ

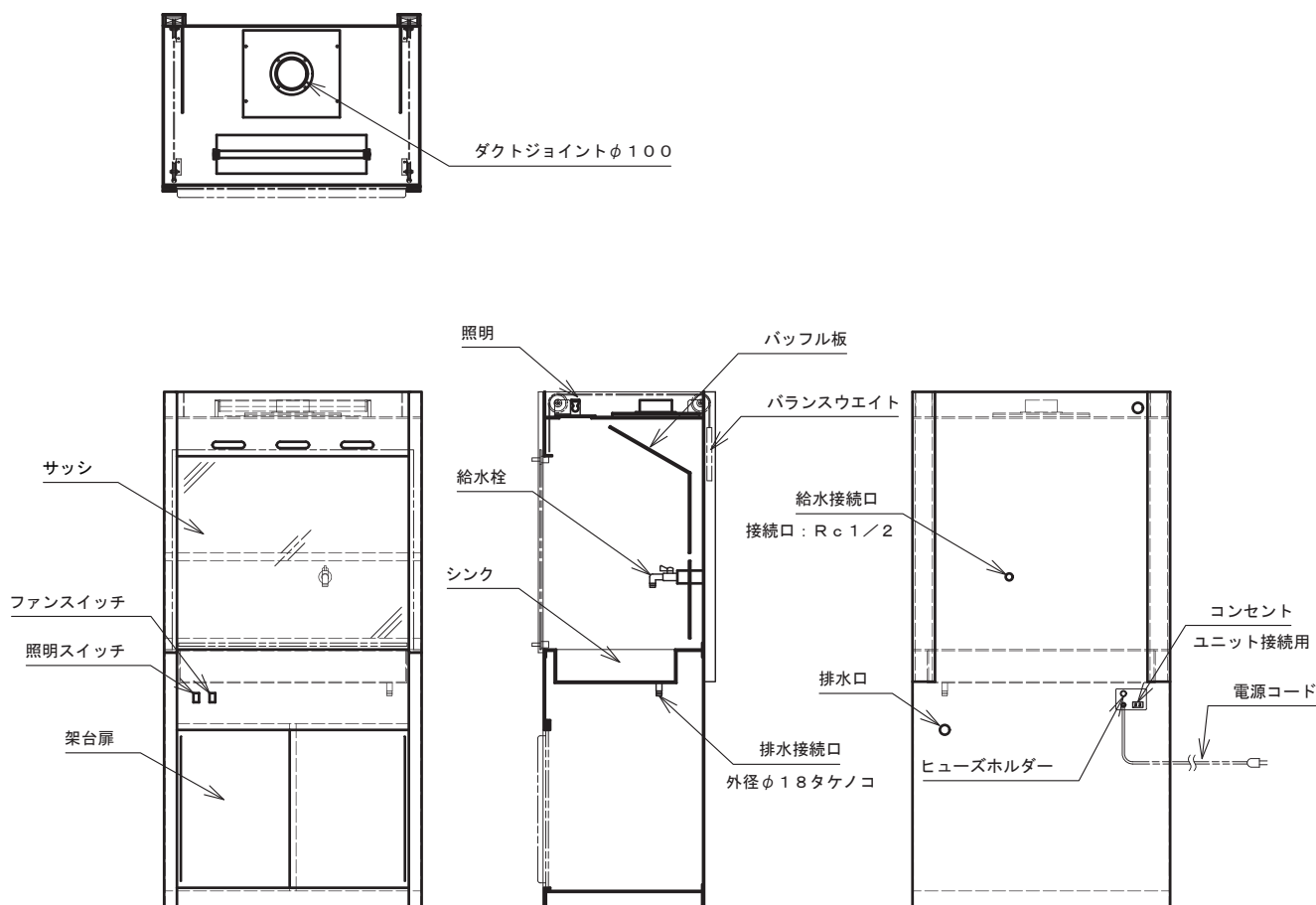

●ファン作動時はファンスイッチが点灯します。

●照明スイッチは非照明タイプのため、照明使用中も点灯しません。

**対象** HF-800DXN-Lセット／800DXNA-Lセット

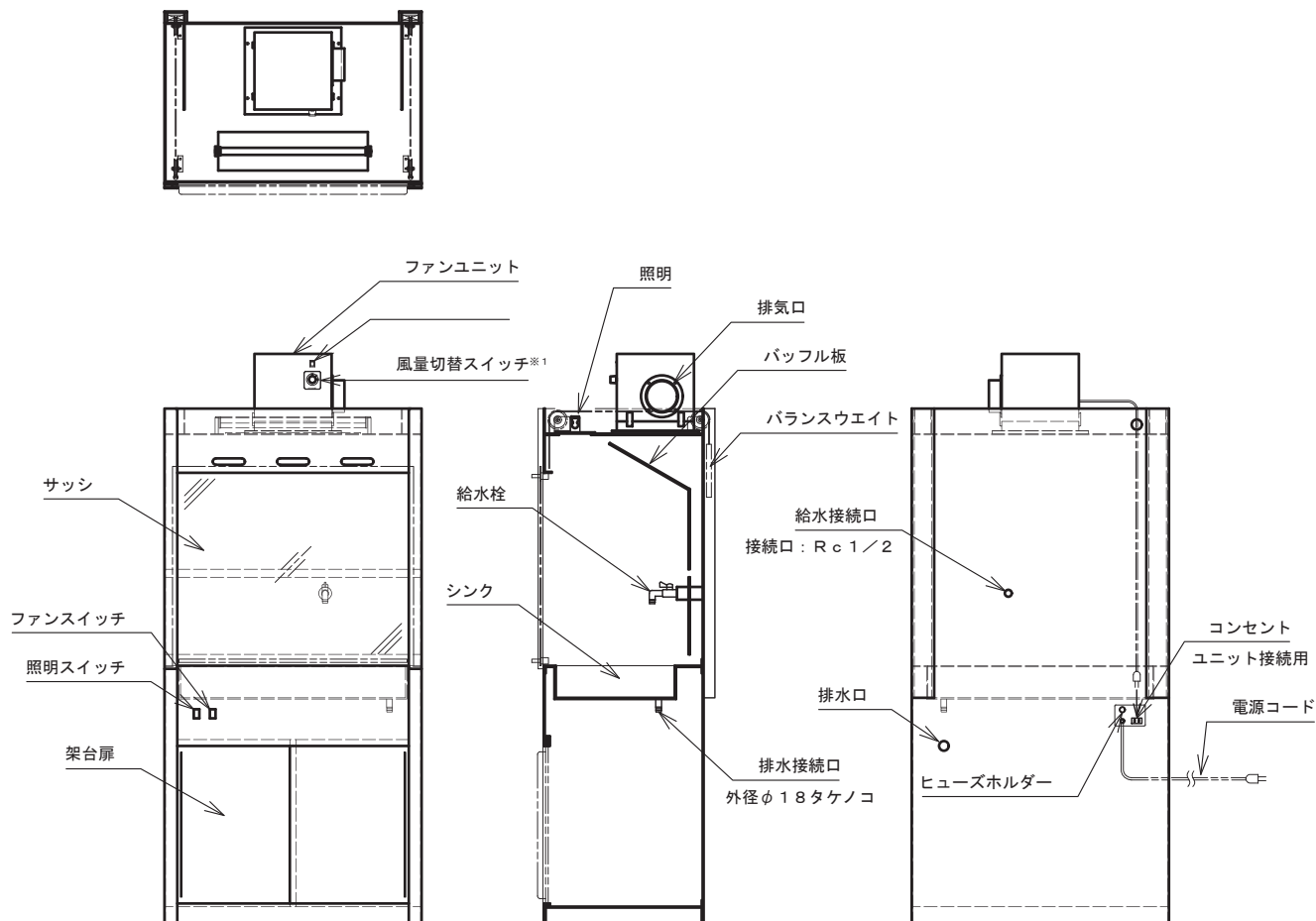

※1 風量切替スイッチはHF-800DXNA-Lセットのみ装備しています。

- ファン作動時は操作部のファンスイッチが点灯します。
- 照明スイッチは非照光タイプのため、照明使用中も点灯しません。

## 使いかた

### <使用方法>



本製品を使用するときは、安全メガネや保護手袋、マスクなど、適切な保護具を着用してください。

## ■排気ファンの運転

### 使用時のご注意

- ドラフト内で実験を行う際は、扉を開口高さ1／3開で使用してください。
- 実験前に必ずドラフト内の排気状態を確認して、実験中（実験前の準備作業含む）は、排気ファンを作動させてください。
- 排気風量調節機能付装置（対象 HF-800DXNA-Lセット）の場合、最大風量で使用してください。風量が少ない場合は、十分な排気性能を得られません。
- 実験終了後は、すぐに排気ファンを停止せず、残留ガスの排気を十分行った後に停止してください。
- 使用した薬品類は、ドラフト内で保管しないでください。



### 操作手順

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②照明スイッチをオンにして、庫内の照明を点灯させます。
- ③操作部のファンスイッチをオンにして、排気ファンを稼働させます。

### HF-800DXNA-Lセットの操作説明

- ・排気風量調節機能付の装置（対象 HF-800DXNA-Lセット）の場合、排気ファンの風量調節ツマミを切り替えることにより、風量を3段階調節することができます。「HIGH(強)・MID(中)・LOW(弱)」
- ・通常作業時は、風量を「HIGH(強)」に切り替えて、ドラフトの扉位置を開口高さ1／3開で使用してください。「MID(中)・LOW(弱)」では排気風量が少なく、大変危険です。**注意**
- ・作業を一時的に中断する場合などは、扉を閉めて風量を「MID(中)・LOW(弱)」に切り替えることで無駄な電力消費を抑えることができます。

運転を終了するときは、操作部のファンスイッチをオフにした後、照明スイッチをオフにします。続いて電源プラグをコンセントから抜きます。

**注意** 実験終了時は、給水元栓を必ず閉めてください。

ホースの劣化、ホースニップル部・ホースバンドの締め付けなどで水モレが発生することがあります。

## 据付

### <装置の据付>

製品の据付・配線・配管は必要に応じて、販売店、または専門業者に依頼してください。

据付の際、お守りいただく項目を下記に記載します。

ファンユニットに同梱されている取扱説明書も合わせてお読みください。

|  <b>警告</b> 製品を安全に正しくお使いいただくために必ず、お守りください |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>設置                                   | 設置の際は必ず定格電源電圧、周波数、容量に合った単独の電源を使用してください。分岐ソケットやテーブルタップは使用しないでください。<br>火災・感電の原因になります。<br>➡ 使用電源 AC 100V |
|                                                                                                                           | 装置の排気口からダクト配管で排気ガスを屋外へ導いてください。                                                                        |

|  <b>注意</b> 製品を安全に正しくお使いいただくために必ず、お守りください |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>設置                                  | 設置の際は、電源コードや電源プラグにほこりや水分が付着しないことを確認してください。また、電源プラグは、奥までしっかり差し込んでグラつかないことを確認してください。<br>火災・感電の原因になります。                      |
| <br>設置                                 | 重量物のため、製品の設置（開梱）や移設時にケガをしないようご注意ください。<br>➡ 質量 HF-800DXN-Lセット（約51kg）、<br>HF-800DXNA-Lセット（約51kg）、<br>HF-800DXN-L本体のみ（約43kg） |

|  <b>お願い</b> 製品の性能に影響をおよぼしたり、故障の原因になります<br>下記の項目を必ず、お守りいただきますようお願いいたします                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 次のような場所は、乱気流が発生します。気流が乱れる場所への設置は避けてください。                                                                                                                                                                   |  |
| <div>〔 ・ 入口の扉付近                      ・ 人の通路にあたる部分                      ・ 開放された窓、扉の近く<br/>・ 天井面の空調、換気用吹き出し口付近<br/>・ 天井面や壁面の空調、換気用吸い込み口付近<br/>・ 床置き型直吹きパッケージの正面や側面                      ・ 換気扇や圧力扇の近く 〕</div> |  |
| 給水栓の接続は、塩ビ配管での配管施工をお勧めします。                                                                                                                                                                                 |  |
| 次のような場所への設置はしないでください。                                                                                                                                                                                      |  |
| <div>〔 ・ 水平でないところ                      ・ 不安定な床面                      ・ 直射日光があたる場所                      ・ 屋外<br/>・ 水滴がかかる場所                      ・ 可燃性、腐食性ガスがある場所                      ・ 振動の多いところ 〕</div>   |  |

## ■ 1. 開梱、付属品の確認

●製品保護のため木材を用いて梱包しています。開梱するときは次のものを準備してください。

- ・手指保護用手袋
- ・木材梱包を取り除くための工具     モンキーレンチ、くぎぬき（バール等）

製品を傷つけないように木枠、ビニール袋等を取り除いてください。



開梱時にケガをしないよう十分ご注意ください。

- ・足の上に落とす     ・梱包材で手を切る
- ・木材の破片が刺さる

開梱した後の廃材は、法律や市町村の条例に定める方法に従って、廃棄してください。

扉の表面保護紙をめくってください。

## ●付属品

開梱後は、付属品が破損や変形なくそろっていることを確認してください。

| 付属品名                | 入り数 | 型 番            |                 |               |
|---------------------|-----|----------------|-----------------|---------------|
|                     |     | HF-800DXN-Lセット | HF-800DXNA-Lセット | HF-800DXN-L本体 |
| 排水ホース 1 m           | 1 本 | ○              | ○               | ○             |
| ホースニップル 外径φ 16 mm   | 1 個 | ○              | ○               | ○             |
| ファンユニット             | 1 台 | ○              | ○風量調節可          | —             |
| ダクトホース φ 100 x 2.5m | 1 本 | ○              | ○               | —             |

## ■ 2. ファンユニットの取り付けと装置の固定


HF-800DXN-L 本体の場合はファンユニット、ダクトホースが付属されていません。  
取り付けの際は別途準備してください。

10ページの「据付の際、お守りいただく項目」をよくお読みになり、それらの条件を満たすところに設置してください。


プラスドライバーなどを用意してください。

### 2-1 ドラフト天面に別梱包のファンユニットを取り付けてください。

- ①プラスドライバーでドラフト側天面のダクトジョイントを固定しているビスを4本外し、ダクトジョイントを取り外します。

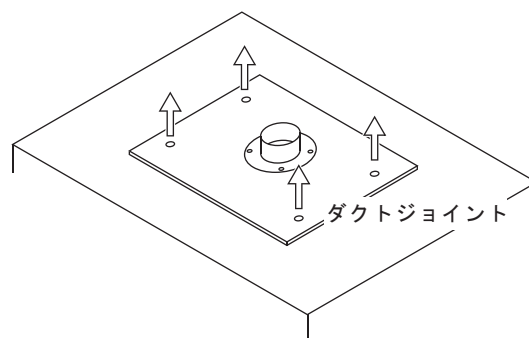


- ②ファンユニットの締め具を緩めて、ファンベースをファンユニットから取り外します。

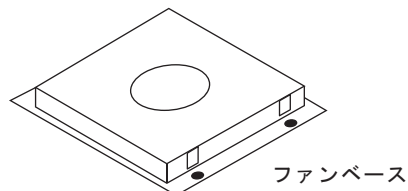

- ③ファンベースの取付穴（4箇所）をドラフト側天面の取付穴に合わせ、手順①で取り外したビスで固定します。

- ④ファンユニットの電源スイッチが前面になる向きで、ファンユニットをファンベースに、もとの通り締め具で連結します。締め具は確実に締めてください。

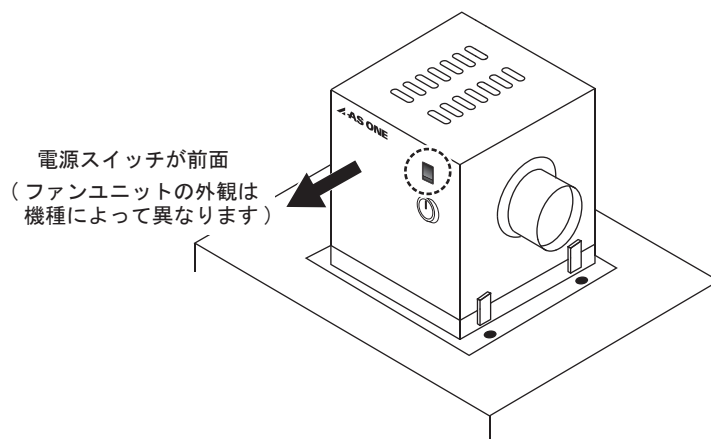

2-2 ファンユニットの電源コードを装置背面下部のコンセントに差し込みます。

**注意** 本装置背面のコンセントは、ファンユニット接続用のコンセントです。  
ファンユニット以外の機器は、接続しないでください。

2-3 不意の地震や衝撃等により、装置が倒れるおそれがあります。転倒を防止するための対策を講じてください。(推奨)

### ■ 3. 配管

#### ●給水栓の接続

次のいずれかの方法で接続を行ってください。

- ・エンビ水道管による給水元栓との配管施工（推奨）
- ・付属のホースニップル（タケノコ）と市販のビニールホース（内径φ15）による接続

ホースニップルを背面の給水接続口に確実にねじ込み、ホースニップルの根元までホースを差し込んでホースバンドで止めてください。接続に不備があると、水圧の急な上昇時、ホースが緩んで水モレの原因になります。

**補足** 安全のためにエンビ水道管による配管施工を推奨します。

**注意** ビニールホースによる接続の場合は、使用終了時に必ず給水元栓を閉めてください。ホースの劣化、ホースニップル部・ホースバンドの締め付けなどで水モレが発生することがあります。

#### ●排水管の接続

排水ホースを接続して装置外へ導いてください。

#### ●ダクト管の接続

HF-800DXN-Lセット／800DXNA-Lセットの場合

必要に応じて、排気側のダクト工事を行ってください。

付属のダクトホース（φ100×2.5m）を用いて、ホースの片側端部をファンユニット排気口に接続後、ホースバンドでホースを固定します。もう一方の端部を室外に導きます。

HF-800DXN-L本体の場合

HF-800DXN-L本体の場合はファンユニット、ダクトホースが付属されていません。接続の際は別途準備してください。

別売で「3-4065-01 ダクトホース φ100 2.5m」をご用意しています。

ドラフト本体天面のダクトジョイント（φ100）にダクトホースを取り付けて、建屋側の排気設備へ接続するか、別途準備されている排気装置へ接続してください。

#### ■ 4. 電源の接続

電源プラグをAC 100Vのコンセントに差し込んで、ファンユニット部のファンスイッチをオンにします。

#### ■ 5. 動作確認

装置の据付が完了したら、各部の動作を確認してください。

➤➤➤ 9 ページ <使用方法>

## お手入れと点検・修理

### <お手入れと点検>

#### ■日常の点検とお手入れ



- 本製品をお手入れするときや消耗品を交換するときは、保護手袋、マスク、安全メガネなどの保護具を着用してください。

製品の角、周縁部などでケガをしないようご注意ください。

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。また、実験直後は高温になる部分があります。清掃、お手入れは、温度が常温に戻った後に行ってください。

火災・感電・火傷の原因になります。

実施いただきたい項目を下記に記載します。

( ) 内は実施周期を示します。記載がないときは、定期的に実施してください。

#### ●装置の清掃

ドラフトの内側、および作業面は実験過程で発生したガスが多量に付着します。定期的に清掃してください。ドラフト内で使用したホットプレートや装置類は、ドラフトから出して清掃してください。



有機溶剤、またはアルコール、洗剤は製品自体を劣化させるため使用しないでください。  
金属ブラシ、クレンザー（磨き粉）など製品に傷をつけるものは使用しないでください。

- ・製品に付着した汚れは、柔らかい布などを水、お湯で湿らせて汚れを拭き取ってください。拭き取り後は、製品をよく乾燥させてください。
- ・どうしても汚れが落ちにくい部分は、中性洗剤をぬるま湯で2～3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから取り除いてください。除去後は必ず、水のみで浸した布を軽く絞り本体に付着した中性洗剤をきれいに拭き取ってください。最後に乾いた布で拭いてください。
- ・外装や内部に直接水をかけたり、異物を入れたりしないよう注意してください。

#### ●ワイヤーの点検

定期的にバランスウエイトを取付けているワイヤーの点検をドラフト上部より行ってください。ワイヤーの被覆が破れ、ワイヤーに錆が見られる場合は、お買い上げの販売店へ連絡してください。

## <修理>

万一異常が発生したときは、ただちに運転を中止して、電源スイッチを切り、電源プラグ（コード）を抜いて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

ご連絡の際、次の内容をお知らせください。

- |                                                                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・製品の型式名</li><li>・製造番号</li><li>・お買い上げ年月日</li><li>・故障の内容（できるだけ詳細に）</li></ul> | } 装置に貼り付けている銘板、<br>または保証書に記載しています。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|



修理作業者の健康を守るため、本製品や部品を修理依頼される際、下記①、②項に該当する場合は、必ず適切な除染を行っていただき、安全に作業できる状態で修理をご依頼いただきますようお願いいたします。

- ① 本製品や部品の一部が感染性のある危険な物質や放射性物質にさらされたとき
- ② 本製品や部品の一部へ血液その他化学薬品が何らかの形でたまり、人体に危険と判断される時

適切な除染処置がされない場合には、修理をお断りさせていただきますことをあらかじめご了承ください。

## 困ったとき

### <トラブルの原因と対処>

#### ■停電時の対応について

停電などが原因で電源が落ちた場合は、排気ファンが停止して、LED 照明が消灯します。停電復旧後は、排気ファンが動いて、LED 照明が点灯します。

停電発生時は、安全のため、すぐに実験を止め空気のキレイなところへ退避してください。

落雷などで停電したときは、過電圧等が内部の制御基板に印加されて、故障する場合があります。停電復旧後、正常に動作しないときは、お買い上げの販売店へ連絡してください。

#### ■全回路用ヒューズの交換について

電源が入らないときは、全回路用ヒューズが切れていることが考えられます。ヒューズを交換するときは、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いた状態で、背面ヒューズホルダーのネジ式フタ（キャップ）を回して外し、交換してください。

全回路用ヒューズを交換後、すぐにまた切れる場合は、電氣的な異常が内部で起こっているおそれがあります。ヒューズがすぐに切れるときは、修理点検をご依頼願います。

全回路用ヒューズの仕様については<製品仕様>に記載しています。

## 製品仕様と保証について

### <製品仕様>

製品の仕様は、改良・改善のために予告なく変更する場合があります。  
あらかじめご了承ください。

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 品 番        | 3-4062-21                            |
| 型 番        | HF-800DXN-L セット                      |
| 材 質        | 本体：塩化ビニール（PVC）アイボリー、<br>扉：透明塩化ビニール   |
| 外寸法（mm）    | 幅 800 x 奥行 550 x 高さ 1600（ファンユニット含まず） |
| サッシ開口面（mm） | 幅 720 x 高さ 580                       |
| 扉昇降方法      | バランスウエイト式                            |
| 給排水        | 装備あり                                 |
| シンクサイズ（mm） | 幅 700 x 奥行 370 x 深さ 100              |
| 庫内照明       | LED（蛍光灯 15W 相当）x 1 灯                 |
| ファンユニットタイプ | 標準ファン                                |
| 電 源（コード）   | AC 100V 50/60Hz（2m 2P プラグ付き）         |
| 本体重量       | 約 43kg（ファンユニット含まず）                   |
| ヒューズ       | 全回路用：ガラス管ヒューズ φ5 x 20 4A             |
| 付属品        | ➤➤➤ 11 ページ「●付属品」                     |

「ファンユニット」の仕様は同梱されているファンユニット取扱説明書を参照してください。

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 品 番        | 3-4062-22                            |
| 型 番        | HF-800DXN-L 本体                       |
| 材 質        | 本体：塩化ビニール（PVC）アイボリー、<br>扉：透明塩化ビニール   |
| 外寸法（mm）    | 幅 800 x 奥行 550 x 高さ 1600（ファンユニット含まず） |
| サッシ開口面（mm） | 幅 720 x 高さ 580                       |
| 扉昇降方法      | バランスウエイト式                            |
| 給排水        | 装備あり                                 |
| シンクサイズ（mm） | 幅 700 x 奥行 370 x 深さ 100              |
| 庫内照明       | LED（蛍光灯 15W 相当）x 1 灯                 |
| ファンユニットタイプ | —                                    |
| 電 源（コード）   | AC 100V 50/60Hz（2m 2P プラグ付き）         |
| 本体重量       | 約 43kg（ファンユニット含まず）                   |
| ヒューズ       | 全回路用：ガラス管ヒューズ φ5 x 20 4A             |
| 付属品        | ➤➤➤ 11 ページ「●付属品」                     |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 品 番        | 1-7628-11                            |
| 型 番        | HF-800DXNA-L セット                     |
| 材 質        | 本体：塩化ビニール（PVC）アイボリー、<br>扉：透明塩化ビニール   |
| 外寸法（mm）    | 幅 800 x 奥行 550 x 高さ 1600（ファンユニット含まず） |
| サッシ開口面（mm） | 幅 720 x 高さ 580                       |
| 扉昇降方法      | バランスウエイト式                            |
| 給排水        | 装備あり                                 |
| シンクサイズ（mm） | 幅 700 x 奥行 370 x 深さ 100              |
| 庫内照明       | LED（蛍光灯 15W 相当）x 1 灯                 |
| ファンユニットタイプ | 風量調整機能付ファン                           |
| 電 源（コード）   | AC 100V 50/60Hz（2m 2P プラグ付き）         |
| 本体重量       | 約 43kg（ファンユニット含まず）                   |
| ヒューズ       | 全回路用：ガラス管ヒューズ $\phi 5 \times 20$ 4A  |
| 付属品        | ➤➤➤ 11 ページ「●付属品」                     |

「ファンユニット」の仕様は同梱されているファンユニット取扱説明書を参照してください。

<メモ>

## <製品保証>

### 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

|        |                                                     |   |   |
|--------|-----------------------------------------------------|---|---|
| 品名     | コンパクトドラフト                                           |   |   |
| 型式     | HF-800DXN-L セット、HF-800DXN-L 本体、<br>HF-800DXNA-L セット |   |   |
| 機番     |                                                     |   |   |
| 保証期間   | お買い上げ日より1年間                                         |   |   |
| お買い上げ日 | 年                                                   | 月 | 日 |
| お客様    | 様                                                   |   |   |
| ご住所    | TEL:                                                |   |   |
| 取り扱い店名 | 担当者印                                                |   |   |
| 住所     | TEL:                                                |   |   |

**アズワン株式会社**

#### 保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・接続している他の機器が原因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### ◎商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター  
TEL 0120 - 700 - 875



スマートフォンから

問い合わせ専用 URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

製品に関する最新の情報を弊社ホームページでご案内しています。

次の代表型番のQRコードからアクセスしてください。



(HF-800DXNA-L セット)

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

#### ◎修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口  
TEL 0120 - 788 - 535



スマートフォンから

問い合わせ専用 URL <https://www.as-1.co.jp/faq/support/>  
(E-mail) [repair@so.as-1.co.jp](mailto:repair@so.as-1.co.jp)

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分  
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

**アズワン株式会社**

2024年8月 初版  
Made in Japan