


商品名 : 傾斜ステージ 3-5135-06

◇ 外形寸法図 (単位 : mm)

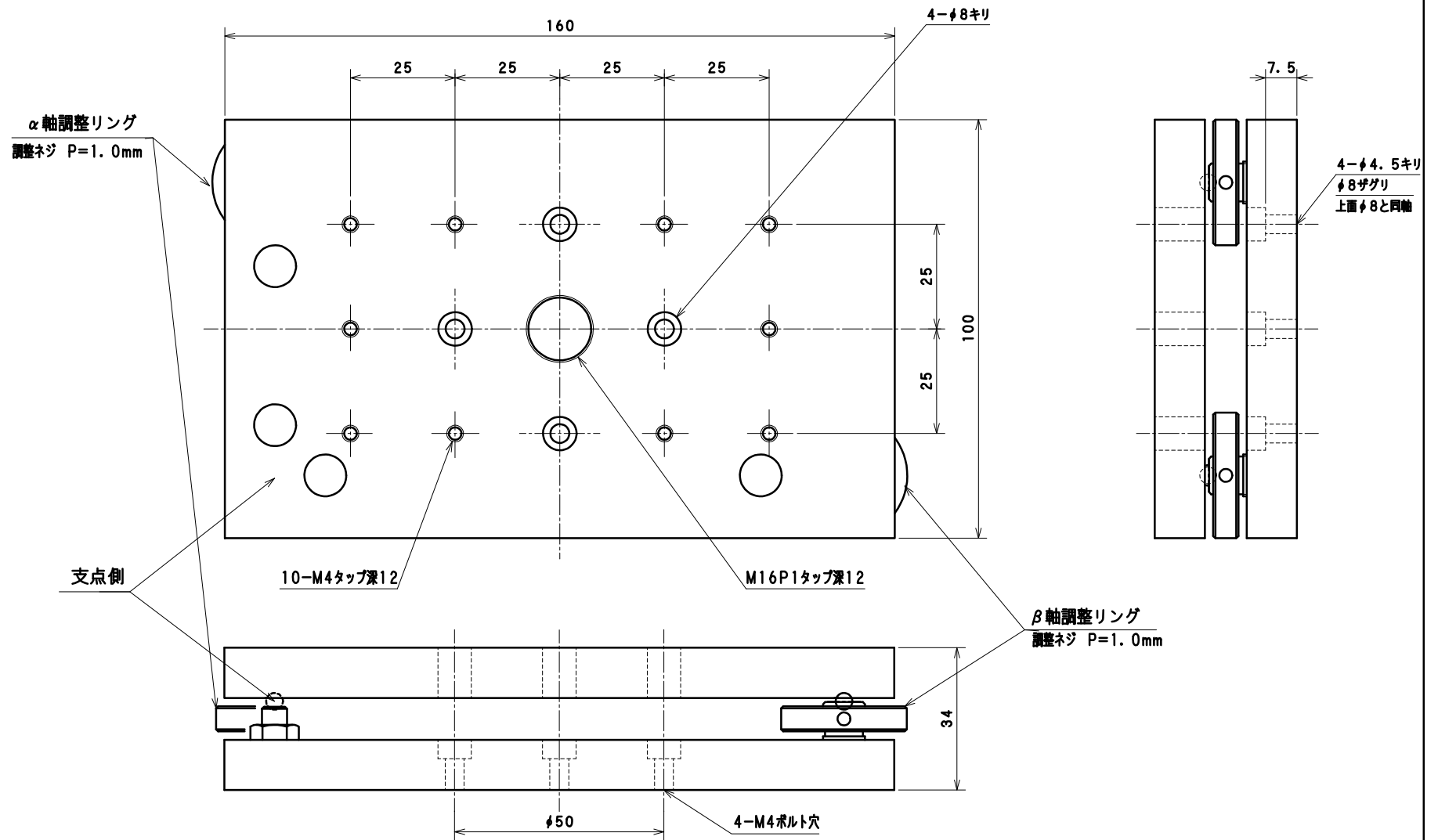

1. 傾斜ステージは微調整ネジにより、 $\alpha$   $\beta$  軸の傾斜角度を調整し、基準や水平を調整するものです。
2. 傾斜角度は水平面に対して、 $\alpha$  軸 $\pm 1.2^\circ$ ・ $\beta$  軸 $\pm 0.7^\circ$  の調整範囲を有します。
3. 微動分解能は、 $\alpha$  軸 (短辺方向) : 約 $0.82^\circ$  / 回転 ・  $\beta$  軸 (長辺方向) : 約 $0.42^\circ$  / 回転 となります。
4. このステージは、水平の時にステージ面高さが34 mmを示します。
5. 傾斜方向は、操作面から縦 (短辺) 方向の傾斜を $\alpha$  軸、横 (長辺) 方向の傾斜を $\beta$  軸とし、本体内部支点を基準とし調整されます。
6. この傾斜ステージ製品 (3-5135-06) のステージサイズは、精密ラボジャッキ (3-5137-02) と同サイズで組合せ搭載利用が可能です。