


ペン型容器使用説明書

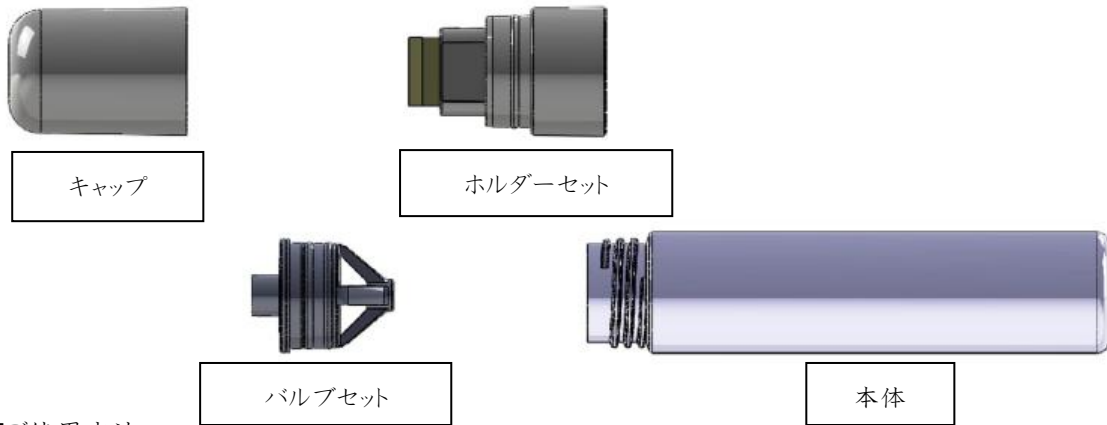

■ご使用方法

- ① 本体に液を充填(最大 50mL)
- ② バルブセットを本体へ取り付ける
- ③ ホルダーセットを本体へ取り付ける(※ 逆ネジ回しで取り付け)
- ④ キャップをホルダーセットへ取り付ける
- ⑤ ペン先を下に向け筆記面に軽く数回押し、ペン先に液を含ませてからご使用下さい

※ご注意事項

- ・ペン先の押し過ぎにご注意下さい。液があふれ、汚れ等の原因となります。
- ・ご使用前に必ず試し書きをして下さい。充填する液によっては液が多量に出ます。
- ・充填する液によってはプラスチックの膨潤、溶解等が発生し、ご使用いただけないことがあります。
下記、材質一覧をご確認の上、ご使用をご検討下さい。

<材質一覧>

部材	材質
キャップ	PP
ホルダー	PP
スポンジ	PU
芯	ポリエステル繊維
バルブセット	PE/SUS
本体	PP