

取扱説明書

4-164-21
ラコム万能ドライヤー
(専用アダプター付)

お買い上げ有り難うございます。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有り難うございます。
本製品をより安全に、また、良好な状態でご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

また、製品を末永くご使用いただくために、この「取扱説明書」は大切に保管してください。
本品を譲渡・貸与される時には、新しい使用者が安全な正しい使い方を知るために、この取扱い説明書を、製品本体と共に必ずお渡しください。

安全上のご注意

この取扱説明書では製品を安全に、正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防ぐため、安全上特に注意すべき事項についての情報を、その重要度や危険度によって下記のような警告表示で定義しますので、これらの指示に従って、安全にご使用いただくようお願い申し上げます。

各警告表示の定義

 危険	取扱いを誤ると、死亡または重症を負う可能性があります。	 注意	取扱いを誤ると、軽度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。
 警告	取扱いを誤ると、重度の人身事故・製品の破損の原因となる場合があります。	 お願い	安全を確保するために注意が必要な事項。

いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守り下さい。

安全確保の図記

	特定しない、一般的な注意、警告、禁止事項		分解及び改造により感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止
	機器の特定の場所に触れると傷害が起こる可能性がある場合の禁止		感電の危険性の注意
	高温による傷害が起こる可能性がある場合の注意		破裂、爆発の危険性の注意
	指を挟みこむ危険がある場合の注意		ファン等に巻き込まれる危険性の注意
	特定しない一般的な使用者の行為		アース線の接続の指示

<設置上の安全に関する注意>

製品の設置にあたっては、安全な使用と製品の機能を十分に発揮させるため、次の項目をよくお読みの上、適切な場所をお選びください。

⚠ 警告	
	・使用環境温度が 5～35℃以内のところでご使用ください。 ・引火性の固体・液体・気体の近くや、火気の近くで使用しないでください。火災や故障の原因となります。 ・定格 10A 以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器を併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 ・交流 100V 以外では使用しないでください。 ・電源コードを傷つけたり、たばねたり、高温部に近づけたり重いものを載せるなどしないでください。火災や感電の原因になります。
⚠ 注意	
	・ホコリの少ないところ。風通しの良いところ。 ・水平で安定したところ。傾いた所に置くと乾燥効果が悪くなったり水漏れすることがあります。 ・水につけたり、水をかけたりしないでください。ショートや感電の恐れがあります。 ・電源コードは足を引っかけないようなところに取り回してください。



※本品は屋外で使用する事は出来ません。

<使用上の安全に関する注意>

⚠ 警告	
	・改造及び分解はしないでください。改造及び分解したものを使用して事故がおきた場合、当方は一切の責任を負いかねます。
	・爆発事故・火災事故を避けるために、庫内には爆発性・引火性物質を絶対に入れないでください。また、それらを含んだり、付着した容器なども絶対に入れないでください。 ・ガラス製器具以外の乾燥には使用しないでください。火災や故障の原因となります。 ・容器や試料などを紙などの可燃物に包むなどして、庫内に入れないでください。火災の原因になります。
	・炎や熱気のあたる場所に置かないでください。変形や破損の原因になります。 ・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
⚠ 注意	
	・使用中及び使用後しばらくは、高温になっていますから、手を触れない様にしてください。やけどをする恐れがあります。
	・本体のフィルターやフタの排気口は絶対にふさがないようにください。熱気がこもり、本体の変形、故障の原因になります。 ・ふたの開閉はゆっくりおこなってください。乱暴に扱うと破損する恐れがあります。 ・専用アダプターのパイプ先端は尖っていますから、取り扱いには十分注意してください。 ・専用アダプターとカゴは同時に使用することはできません。
	・使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。又、電源プラグを抜く時は、プラグ部分を持って抜いてください。


＜各部の名称＞

ふ た

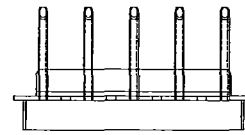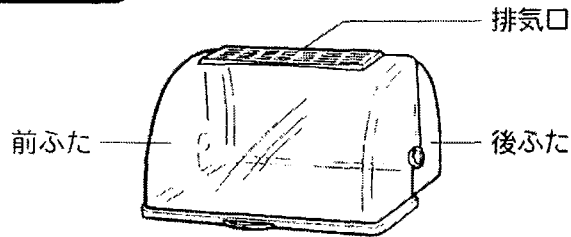

専用アダプター

本 体

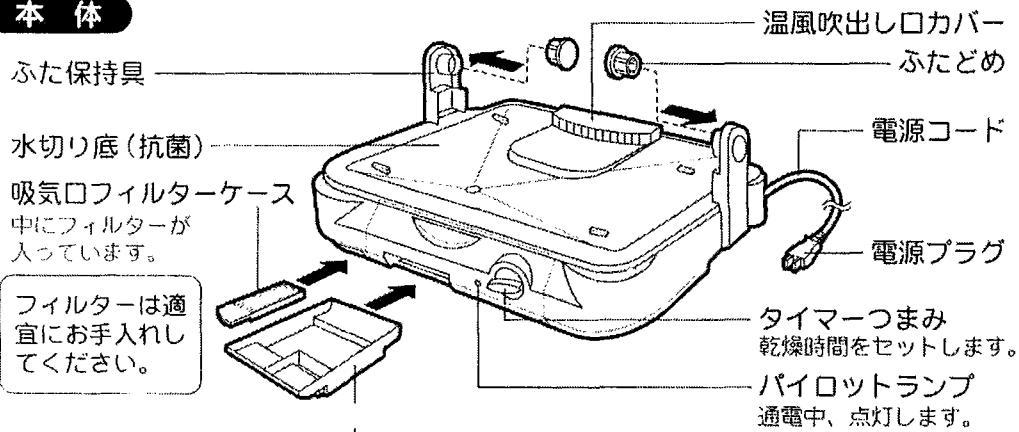


水受けカップ

ご使用前に水を捨て、水受けカップは必ず取り付けてください。

＜設置方法＞

- 設置上の安全に関する注意の条件を満たすところに本品を置いてください。
- 可燃物（壁や燃えやすいものなど）から下図の距離を離して設置してください。
- ワゴンなどの台の上に設置する場合も同様にしてください。

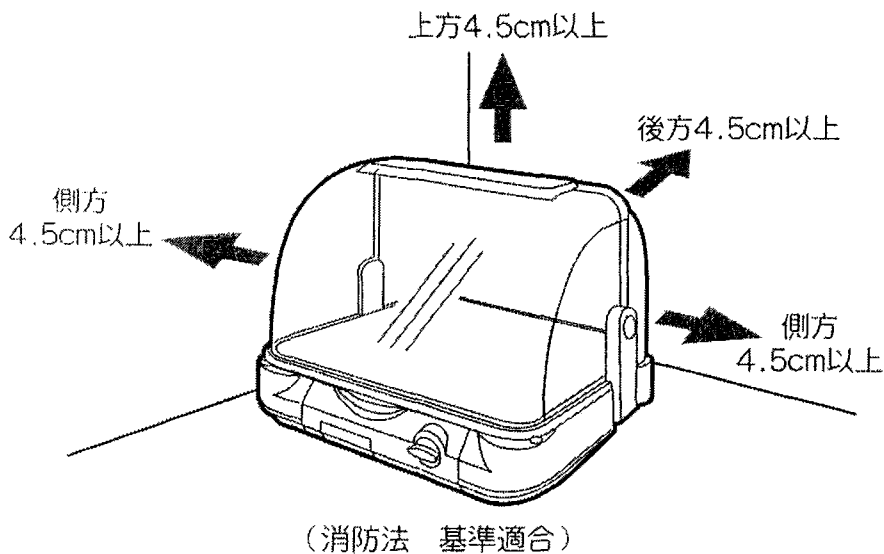

<使用方法>

1. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 専用アダプターのパイプ部に、ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどを立ててください。
※パイプの先端は尖っていますので取り扱いには注意してください。
※試験管など細いものをパイプ部に立てた際、試験管などの口を塞ぐ形となり、空気の流れが非常に悪くなりますので、うまく乾燥できない場合があります。
3. タイマーをセットしてください。
タイマーは45分までセットできます。20分以内にセットするときは一度30分ぐらいまで回して、戻しながらセットしてください。
途中で乾燥を中止するときは、タイマーつまみを「OFF」にしてください。

※ご注意

- ・使いはじめに、少しに臭いが出ることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない消えますので心配ありません。
- ・ふた上部の排気口や庫内の温風吹きだし口カバー周辺には直接手を触れないでください。（やけどの原因になります。）
- ・乾燥直後は本体内部やガラス器具が熱くなっています。器具が十分冷めてから取り出してください。

<水受けカップについて>

- ・毎回ご使用前に水受けカップ内の水を捨ててください。
 - ・水受けカップは「満水」表示を手前にして本体に取り付けてください。
- ※排水ホースを使用する場合。
- ・水受けカップの排水穴に排水ホースを取り付けてください。
⇒排水ホースは別売りです。内径7～8mm、厚さ0.5～1mmの市販のビニールホースをお買い求めください。
 - ・排水ホースを水受けカップ取付穴に通して流し台へ垂らしてください。
 - ・水受けカップを「排水ホース使用時はこちらを手前にしてください」表示を手前にして本体に取り付けてください。
- ※本体で排水ホースをつぶさないように注意してください。

<お手入れについて>

○本体のお手入れ

清掃は、お湯又は水を硬く絞った柔らかい布で拭いてください。
取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し、洗剤の使用後は布で拭きとってください。

○フィルタのお手入れ


吸気口フィルタの汚れはこまめにふき取ってください。汚れが目立つときは水洗いした後、陰干ししてから取り付けてください。直火などでは乾燥させないでください。

※フィルタはこまめにお手入れしてください。汚れがひどくなり目詰まりしますと故障の原因になります。

⚠ 警告	
	・お手入れの際は、電源を切り、電源プラグを必ずコンセントから抜いて行って下さい。
	・清掃する際、直接水をかけたりしますと感電等の事故原因になりますので、絶対にしないで下さい。
⚠ 注意	
	・クレンザー（磨き粉）、シンナー、灯油、酸等、及びこれに類するものは、絶対に使用しないでください。


■ ふたのはずしかた

- 左右のふたどめを矢印の方向へ少し回してから引き抜きます。次に、後ふた、前ふたの順に内側にたわませてふた保持具からはずします。

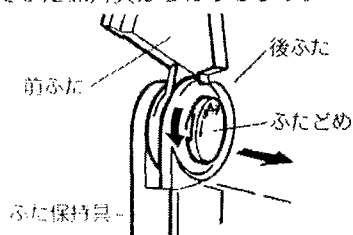

■ ふたの取り付けかた

- はずしかたと逆の手順で前ふたをふた保持具に取り付け、さらに後ふたを取り付けます。下図のようにふたどめの〈はずす〉が上になるように挿入し爪がひっかかるまで軽く押し込んでください。

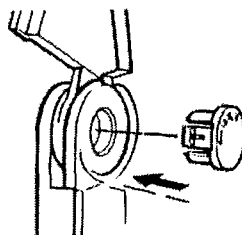

<仕様>

名称	4-164-21 ラコム万能ドライヤー（専用アダプター付）
外寸法	W477×D423×H350 ※ふた閉め時
	W477×D470×H427 ※ふた開き時
定格電圧	100V
定格周波数	50Hz-60Hz
定格消費電力	270W
タイマー	45 分
コード長	約 1.5m
乾燥方法	温風式
安全装置	サーモスタット、温度ヒューズ
質量	約 4 kg（専用アダプター含む）
付属部品	専用アダプター（アクリル樹脂製） 樹脂製カゴ

第1版 2008年5月作成

アズワン株式会社

■商品についてのお問い合わせは
カスタマー相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-700-875
FAX 0120-700-763

問い合わせ専用URL <http://help.as-1.co.jp/q>

受付時間:午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。