

試薬調製の革命児



AXEL



- ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。
- ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
- 傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
- 電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。
- 同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。
- HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
- よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。

HPF-1 (本体)

ボトルに直接取り付けて使用します。
コントローラーを使わずに
単独で使用することも可能です。



使用例

HPF-C (コントローラー)

電子天秤とHPF-1 (本体) との間に接続することでHPF-1を
目標重量まで動作制御します。
※HPF-1以外の制御はできません。



(設定画面)

(HPF-C 背面側)

本体との
接続部

天秤との通信
接続部

電源部

◆仕様

- 材質：<HPF-1>本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、<HPF-C>スチール塗装
- 振動モーター：ブラシモーター ● 設定重量：00.0~99.9g
- 設定項目：目標重量、供給速度、オフセット値(目標重量を超えないようにしたい場合に使用します)。
- 4-4489-02 HPF-C適合天秤モデル：EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02) ※通信ケーブルはHPF-Cに付属しています。
- 電源：<HPF-1・HPF-C> AC100~240V 0.02A <EW-150i> ● 秤量：30/60/150g ● 最小表示：0.01/0.02/0.05g

ハンディパウダーフィーダー

品番	型番	サイズ(mm)	適合ボトル(mm)	価格(税抜)
4-4489-01	HPF-1	40×60×105	胴径φ70~95	¥32,000
4-4489-02	HPF-C	コントローラー		¥58,000
4-4489-04	HPF-1C	HPF-1+HPF-Cセット		¥88,000
4-4489-03	HPF-Stand	スタンド・クランプ・ムフ・滑り止めセット		¥15,000
1-6842-01	EW-150i	パーソナル電子天秤(最大秤量150g)		¥29,800

天秤と通信させて自動供給する


STEP1

HPF-1 をボトルにセット。
伸縮バンドで簡単に取り
付けられます。




STEP2

スタンドに取り付けます。
(手で持つ場合はスキップ)

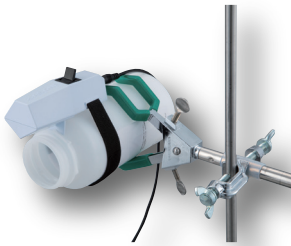

STEP3

供給したい量やスピードを
入力します。
メモリーしておくこの操作は
不要です。

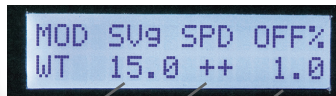

- ← 目標値 15.0g
- ← 上から2番目の速度で動作
- ← オフセット値
検出の遅れを補正するため
少し早めに停止させる設定
この場合 14.85g (-1.0%)

STEP4

スタートボタンで運転を
開始します。ゆっくりと
傾けて供給を開始します。



連続使用の場合にはスタンドに
固定するのがオススメです。

掲載価格は予告なく変更することがございます。

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ

検索



商品の最新情報は検索サイト「AXEL」でご確認ください。

AXEL

アズワン AXEL

検索

https://axel.as-1.co.jp/



■ご用命は信頼ある代理店へ

電話受付時間：午前9時～午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)