



4-5740-01 ビオラモピペットフィラー VPF-100

ご使用前の注意

本製品には出荷時、バッテリーの放電を防ぐための絶縁シートが取り付けられています。
初回使用時には以下の手順に従い、絶縁シートを取り外してください。



①製品上部のバッテリー収納部のフタをノーズコーン側へスライドして開けます。

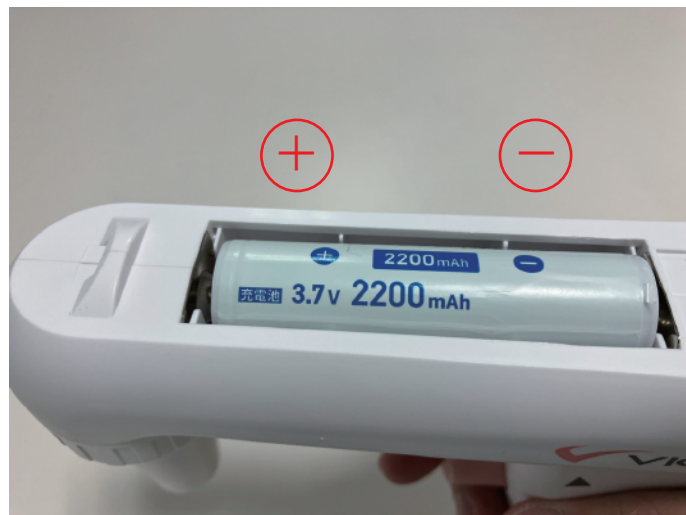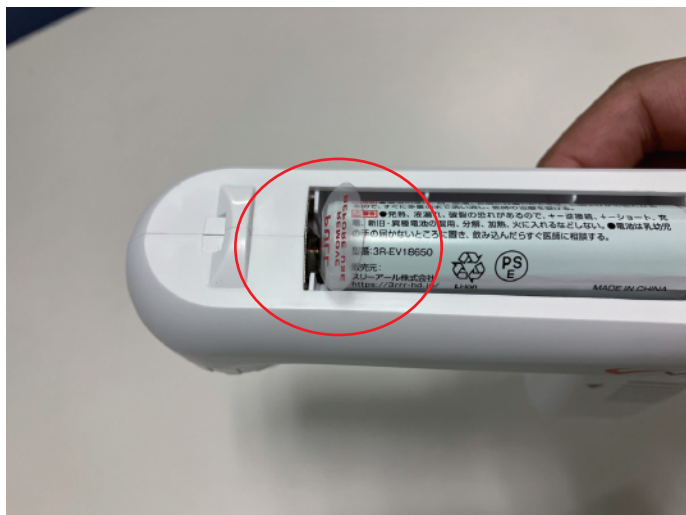

②セットされている絶縁シートを取り外します。

バッテリーが外れてしまった場合、+側がノーズコーン側になるようにセットし直してください。

③ ①と逆手順でバッテリー収納部のフタをセットして終了です。