


簡単組み立てシリーズ



特殊な**工具不要**で簡単組み立て

通常在庫品のため**最短で即日出荷**も可能

※最新の在庫状況はAXELでご確認ください。

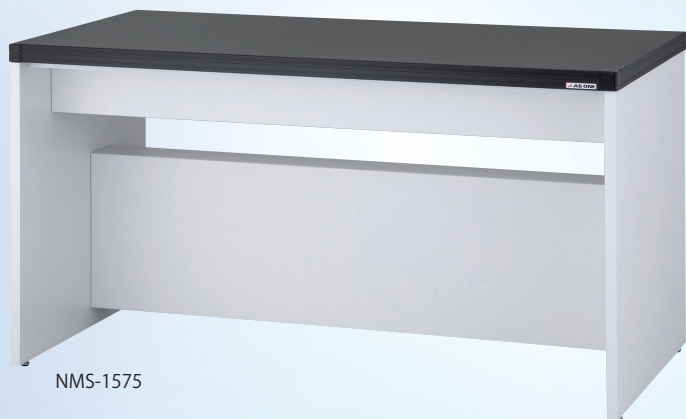

NMS-1575

サイド実験台 (木製・組み立て式)

組立時間
(目安)

3~5分

※開梱時間除く

品番	型番	サイズ(mm)	重量(約 kg)	価格(税抜)
4-7378-01	NMS-975	900×750×800	60	¥126,000
4-7378-02	NMS-1275	1200×750×800	71	¥145,000
4-7378-03	NMS-1575	1500×750×800	83	¥162,000

※運送費が別途必要です。 ※最新の在庫状況はAXEL等でご確認ください。

■ 組み立て手順 ※詳細は動画でもご覧いただけます。



天板に上部BOXを取付けます。



両側板に幕板BOXを取付けて本体を組み立てます。




アジャスターが床に来るように本体を起こします。



天板の長手方向を持って本体に取り付けます。



ジョイントパーツがしっかり入っていることがタつきがないことを確認したら完成です。

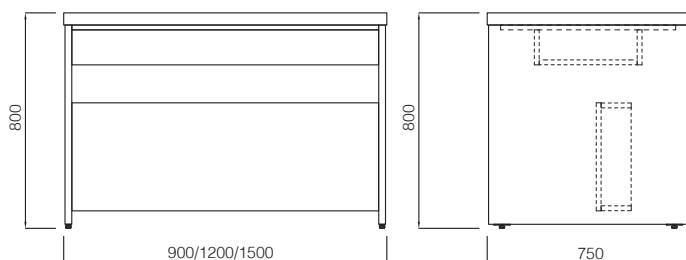

組み立て手順動画



1 特殊な工具を使わず、容易に組み立て可能

2 通常在庫品ですので、最短で即日出荷も可能

※最新の在庫状況は AXEL でご確認ください

3 天板表面材には、耐薬品性・物理的強度・耐候性に優れたフェノール樹脂を使用

仕様

●天板：セルロン、エッジ：PP、45mm 仕上げ ●本体：両化粧パーティクルボード、レベルアジャスター付き ●均等耐荷重：約 100 kg

アズワン株式会社

お問い合わせ窓口

☎ 0120-500-558 🌐 <https://help.as-1.co.jp/q>

■ ご用命は信用ある販売代理店へ