

乳酸菌検出用簡易ふき取り検査キット

スワブPlus® 乳酸菌

特許出願中


培地の色調変化で乳酸菌の有無
を簡単・迅速に判定！



検査方法


①開封

矢印(A)から(B)の部分まで開くように開封し、中の綿棒を取り出します。

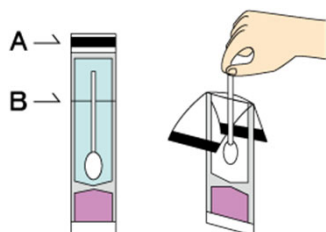


②ふき取り

綿棒で検査箇所をよくふき取ります。

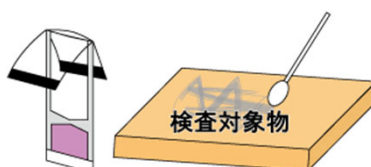


③培地につける

綿棒を袋に戻し、仕切を突き破り、綿球部を培地につけます。

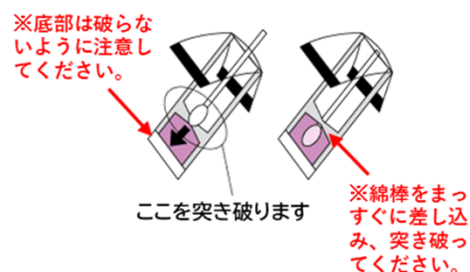

④培養する

- ・35±1℃培養=24±1時間
- ・25±1℃培養=24±1時間～48±1時間

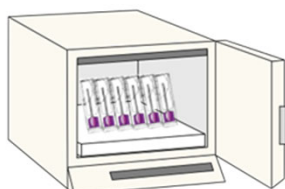

⑤判定する

- ・紫色 陰性
- ・黄色に変色 陽性

⑥廃棄する

オートクレーブなどで滅菌したのちに廃棄してください。



※乳酸菌の種類によっては陽性になる菌数が前後する可能性があります。

- ・製品名：スワブPlus® 乳酸菌（乳酸菌検出用簡易ふき取り検査キット）
- ・商品コード：052096
- ・規格：50本入／袋
- ・標準販売価格：11,500円（税込12,650円）
- ・保管温度：4℃～25℃（冷暗所保管）
- ・有効期限：製造後6か月（2か月以上の有効期限があるものを出荷）

製造発売元

プリマハムグループ
株式会社つくば食品評価センター
検査試薬事業部

Email : Allergeneye@primaham.co.jp
TEL : 029-841-8950
Post : 300-0841 茨城県土浦市中向原635