

幅広いニーズに対応

医薬品輸送

医薬品・化学・検体

食品輸送

野菜

冷蔵食品

冷凍食品・アイスクリーム

PROTECOOL!!
+5℃

PROTECOOL!!
-5℃

PROTECOOL!!
-10℃

PROTECOOL!!
-15℃







PROTECOOL!!
-20℃

PROTECOOL!!
-23℃

保冷時間試験

— 100g — 300g — 500g — 環境温度

※測定方法/業務用冷凍庫(-40℃)にて8時間以上冷却したPROTECOOL!!を環境温度約25℃にて測定を行った。

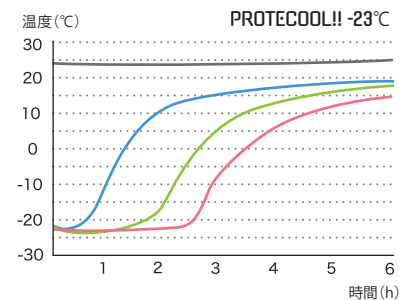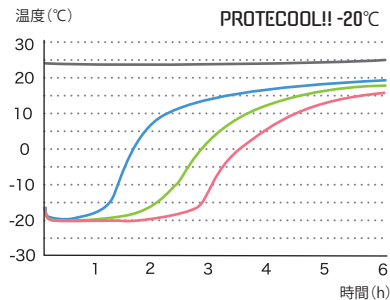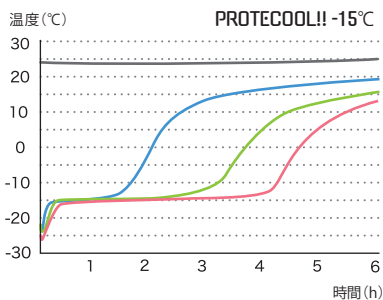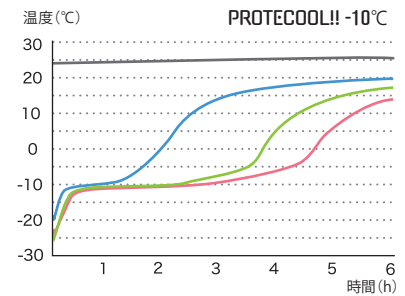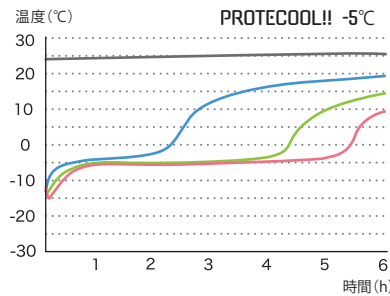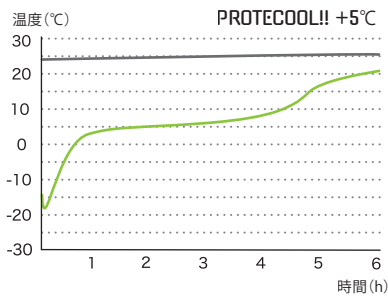

品名	品番	重量(g)	サイズ(mm)	入数(個)	内容物
プロテクール!! +5℃	301	300	150×200	30	パラフィン
	310	100	150×100	120	
プロテクール!! -5℃	311	300	150×150	40	変性グアーガム、無機塩
	312	500	150×200	24	
プロテクール!! -10℃	320	100	150×100	120	カルボキシメチルセルロース、有機窒素化合物
	321	300	150×150	40	
	322	500	150×200	24	
プロテクール!! -15℃	330	100	150×100	120	変性グアーガム、無機塩
	331	300	150×150	40	
	332	500	150×200	24	
プロテクール!! -20℃	340	100	150×100	120	変性グアーガム、無機塩
	341	300	150×150	40	
	342	500	150×200	24	
プロテクール!! -23℃	350	100	150×100	120	変性グアーガム、無機塩
	351	300	150×150	40	
	352	500	150×200	24	



こちら側の中央部分に印字で表記しています



温度帯の表記箇所

取り扱いの注意

- 冷凍庫で完全に凍らせてからご使用ください。
- 「プロテクール!!+5℃」、「プロテクール!!-5℃」、「プロテクール!!-10℃」、「プロテクール!!-15℃」は-20℃以下の冷凍庫で冷却してください。家庭用冷凍庫の場合は「強」設定にしてください。
- 「プロテクール!!-20℃」、「プロテクール!!-23℃」は業務用冷凍庫(-40℃設定)で冷却してください。
- 濡れた素手で触れると離れなくなり凍傷になる場合もあります。取り扱いにご注意ください。