











 警告	<p><b>●使用可能分野</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は、汚れやミスト状液体化学物質から作業を守るために使用する、着用者の身体の一部を防護する構造のミスト防護用部分化学防護服（JIS T 8115：2015タイプPB（6））です。防護範囲が限られていますので、お客様の責任において本製品が使用目的に適した防護服かどうかご判断ください。化学物質の種類や濃度によっては、本製品よりも優れた防護性能が必要となりますので、物質の毒性や作業環境に応じて使用してください。</li> </ul>
 危険	<p><b>●使用不可能分野</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●極微粒子、有害物質の高密度液体スプレーや飛沫を取り扱う作業においては、本製品より強固な強度やバリア性を必要とする場合がありますので、お選びになった本製品が作業に適しているかどうかをご確認ください。</li> <li>●液体又は粉じんの種類によっては、より強固な防護が必要とされることがあります。本製品は、化学物質の種類や濃度によって適用できない場合がありますので、弊社までお問い合わせください。</li> <li>●本製品は、縫い目にテープを接着しておりませんので、スプレー状液体化学物質や液体化学物質の防護には適しておりません。</li> <li>●本製品は帯電防止処理をしており、ヨーロッパ規格BS EN 1149-1に準じた静電気非常電性を持ちます。ただし、静電気防護には本製品以外のすべての衣類を適切に配置する必要があります。</li> <li>●本製品に絶縁性能はありませんので、電気作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。</li> <li>●寒冷地では、通常通りの性能を果たさない場合があります。</li> </ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品にマーキングする場合は、油性のサインペンなどをお使いください。</li> </ul>
 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●呼吸用保護具が必要な環境では、適切な性能の呼吸用保護具（防じんマスク、送気マスクなど）を併用してください。</li> </ul>
 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品をJIS T 8115化学防護服のタイプPB（6）（ミスト防護用部分化学防護服）として使用する場合、取り扱う危険有害性に応じた適切な性能の個人用保護具（手袋、長靴／靴・シューズカバー、呼吸用保護具、フード、ジャンパー、ズボンなど）を併用してください。その際、手首・足首・顔などの周りを密閉するために、本製品と個人用保護具との接合部（袖口・裾口・フード周りなど）などに、不浸透性の粘着テープを使用し、取り扱う危険有害物質が通過するおそれのあるすき間ができないようテーピングをしてご使用ください。</li> </ul>


#### ◆使用準備

 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用前に、防護性能に悪影響を及ぼす程の縫い目の異常や生地損傷、ファスナー不良などが無いか確認してください。不備な点がありましたら、着用は止めてください。</li> </ul>																																																						
 注意	<p>●本製品のサイズ表示は、防護服本体に縫いつけてあります。サイズ対応表は、正しいサイズが選べるように実際のボディ寸法で表していますが、あくまでも目安です。個人差がございますので、実際に着用して身体にあったサイズを選択し、十分な動きが確保できる適切なサイズをご使用ください。</p> <p>●サイズ対応表</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">2110A / 2010Bジャンパー</th> </tr> <tr> <th>サイズ</th> <th>身長 (cm)</th> <th>胸囲 (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td> <td>152 ~ 164</td> <td>76 ~ 92</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>158 ~ 170</td> <td>84 ~ 104</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>164 ~ 182</td> <td>92 ~ 112</td> </tr> <tr> <td>3L</td> <td>170 ~ 188</td> <td>96 ~ 124</td> </tr> <tr> <td>4L</td> <td>176 ~ 194</td> <td>100 ~ 136</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">3580 / 3581ズボン</th> </tr> <tr> <th>サイズ</th> <th>胴囲 (cm)</th> <th>股下 (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td> <td>68 ~ 84</td> <td>68 ~ 72</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>80 ~ 96</td> <td>71 ~ 75</td> </tr> <tr> <td>LL</td> <td>88 ~ 104</td> <td>74 ~ 78</td> </tr> <tr> <td>3L</td> <td>100 ~ 116</td> <td>77 ~ 81</td> </tr> <tr> <td>4L</td> <td>108 ~ 124</td> <td>80 ~ 84</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">4391ガウン</th> </tr> <tr> <th>サイズ</th> <th>身長 (cm)</th> <th>胸囲 (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M</td> <td>146 ~ 164</td> <td>72 ~ 92</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>158 ~ 176</td> <td>84 ~ 104</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>*4Lは別注対応品（受注生産品）です。</p>	2110A / 2010Bジャンパー			サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	M	152 ~ 164	76 ~ 92	L	158 ~ 170	84 ~ 104	LL	164 ~ 182	92 ~ 112	3L	170 ~ 188	96 ~ 124	4L	176 ~ 194	100 ~ 136	3580 / 3581ズボン			サイズ	胴囲 (cm)	股下 (cm)	M	68 ~ 84	68 ~ 72	L	80 ~ 96	71 ~ 75	LL	88 ~ 104	74 ~ 78	3L	100 ~ 116	77 ~ 81	4L	108 ~ 124	80 ~ 84	4391ガウン			サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	M	146 ~ 164	72 ~ 92	L	158 ~ 176	84 ~ 104
2110A / 2010Bジャンパー																																																							
サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)																																																					
M	152 ~ 164	76 ~ 92																																																					
L	158 ~ 170	84 ~ 104																																																					
LL	164 ~ 182	92 ~ 112																																																					
3L	170 ~ 188	96 ~ 124																																																					
4L	176 ~ 194	100 ~ 136																																																					
3580 / 3581ズボン																																																							
サイズ	胴囲 (cm)	股下 (cm)																																																					
M	68 ~ 84	68 ~ 72																																																					
L	80 ~ 96	71 ~ 75																																																					
LL	88 ~ 104	74 ~ 78																																																					
3L	100 ~ 116	77 ~ 81																																																					
4L	108 ~ 124	80 ~ 84																																																					
4391ガウン																																																							
サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)																																																					
M	146 ~ 164	72 ~ 92																																																					
L	158 ~ 176	84 ~ 104																																																					

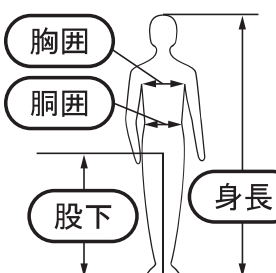



#### ◆検査頻度及び検査方法

 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用前に、防護性能に悪影響を及ぼす程の縫い目の異常や生地損傷、ファスナー不良などが無いか確認してください。不備な点がありましたら、着用は止めてください。</li> <li>●使用中に防護服に損傷を受けた場合や、すり切れが起きたときは使用を中止し、破棄してください。</li> </ul>
---	---


#### ◆着脱手順（フード付きジャンパーとズボンを同時使用した場合）

 警告	<p><b>●着衣</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●着用の前に、ボールペンやバッジ、腕時計、アクセサリー類などは外してください。</li> <li>●介助者と共に着脱を行ってください。</li> <li>●ファスナーを開き、腕を通してください。</li> <li>●足を通してください。</li> <li>●取り扱う危険有害物質の有害性に応じた適切な性能の個人用保護具（手袋、長靴／靴・シューズカバー、呼吸用保護具など）を装着してください。</li> <li>●フードをかぶってください。</li> <li>●ファスナーを最上端まで上げてください。</li> <li>●本製品と個人用保護具との接合部（袖口、裾口、フード周りなど）などに、不浸透性の粘着テープを使用し、すき間ができないようにテーピングをしてください。</li> </ul> <p><b>●脱衣</b></p> <p>* 防護服が汚染された場合は、外側に触れないように、外側が内側になるよう丸め込みながら静かに脱いでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ファスナーを最下端まで下ろしてください。</li> <li>●フードを外してください。</li> <li>●手袋を外してください。</li> <li>●腕や足を抜いてください。</li> <li>●最後に呼吸用保護具を取り外してください。</li> </ul>
---	--

#### ◆保守管理及び洗浄方法

 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●未使用の場合、保存の目安は購入後3年ですが、保管状態によって変わります。</li> <li>●本製品は、下記条件において、保管してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・紫外線、直射日光及び風雨を避けることができる場所</li> <li>・高温多湿にならない場所</li> <li>・物理的な損傷（つぶれ、穴あきなど）が起きない場所</li> </ul> </li> </ul>
 注意	<p><b>●お手入れ方法</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗浄禁止。洗濯禁止。漂白禁止。乾燥機禁止。アイロン禁止。ドライクリーニング禁止。ウェットクリーニング禁止。可燃性のため高熱、火気注意。</li> <li>●洗浄／洗濯／漂白／乾燥機／アイロン／ドライクリーニング／ウェットクリーニングをすることにより、生地が収縮する／耐水度が低下するなど、本製品の防護性能に影響を与えます。</li> </ul>
 警告	<p><b>●保守基準</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●本製品は、リミテッドユース（使い切り）を目的として設計されています。除染が必要になるまで、又は化学物質の汚染によって廃棄が必要になるまでの間は、使用できます。ユーザーの判断で汚染されていないと判断された場合に限って再使用できますが、損傷、改造又は汚染後は使用出来ません。使用中に本製品に損傷を受けた場合や、すり切れが起きたときは、使用を中止し、破棄してください。修理は出来ません。</li> </ul>

#### ◆廃棄基準及び廃棄の際の考慮するのがよい事項

 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●物理的損傷（穴があいている、繊維が擦り切れている、毛羽立っている状態、切れているなど）が見られた場合、又は化学物質が付着した場合は、破棄してください。</li> <li>●使用後の本製品には、環境中の有害物質が付着しているおそれがあるため、使用後の汚染内容とその度合いによって廃棄方法に制限が生じます。汚染された本製品は、付着している有害物質（汚染廃棄物）と同じ方法で廃棄されるべきであり、国及び各自治体の指示などに従って処理してください。</li> </ul>
---	---