


このたびは「ワンタッチタイマー TM-22」をお買いあげいただきありがとうございました。ご使用前には、必ず以下の取扱説明文をお読みにになり、裏面の保証書とともに大切に保存してください。

- ◇ワンタッチカウントダウンタイマー(1秒～99分59秒)
- ◇電子音アラーム(5秒間-ピッピッピ連続音)
- ◇カウントアップタイマー(最大99分59秒で停止)
- ◇リピートメモリー付
- ◇キークリック音付(キーを押すと“ピッ”と音がするとともにLEDランプが光ります)

### 各部の名称

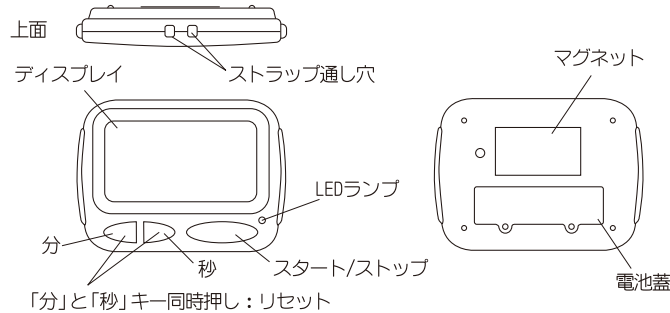

### ご使用方法

ディスプレイが00分00秒となっているのを確認してください。

- 00分00秒でない場合は「分」と「秒」キーを同時に押し「リセット」してください。
- 1) 「分」「秒」キーを押してご希望の時間にセットしてください。
    - \* 1秒から最大99分59秒までセット可能です。(同じキーを押すと加算され、押し続けると自動的に高速で加算されます)
  - 2) 次に「スタート/ストップ」キーを押してください。(表示は1秒毎にカウントダウンします)
    - \* タイマー時間を途中で止める場合は「スタート/ストップ」キーを押してください。カウントダウンが止まります。再びスタートする場合は「スタート/ストップ」キーを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。
  - 3) 時間表示が00分00秒になるとアラームが5秒間鳴り自動的に止まります。アラームが鳴り始めると5秒までカウントアップし、もとのセット時間に再セットされます(リピート機能)。00分00秒に戻すには、「分」と「秒」キーを同時に押し「リセット」してください。
- カウントアップタイマーとして使う場合は、ディスプレイが“00分00秒”表示になっていることを確認し「スタート/ストップ」キーを押しますとカウントアップを始めます。途中で止めたい場合は「スタート/ストップ」キーを押してください。もう一度「スタート/ストップ」キーを押しますと継続して最大99分59秒までカウントアップします。

### 電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。

この時は、新しい電池と交換してください。


使用電池: 単4形乾電池 R03 (1.5V) × 1個

電池寿命: 約1年 (1日1回5秒アラームを

ならした場合)

- 本体裏面の電池蓋をプラスドライバー(時計用)等で回しはずしてください。
- 電池の+を間違えないように交換してください。

※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。

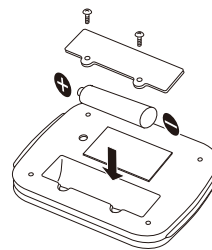

### 警告

- 電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところにおいてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

### ご使用上の注意

- 火中に投じないでください。
- 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しますと液漏れによる故障などの原因となります。
- 極端な低温高温、湿度の多いところ、水に濡れるようなところでのご使用はさけてください。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた軟らかい布をご使用ください。