

**【取り扱い説明の補足】**


**ガラス電極カバーについて**

SK-610PH-Ⅱ/610S-Ⅱにつきましてガラス電極部にガラス電極カバーを設けました。

取り扱いについて補足いたします。

ガラス電極カバーはネジ式で固定されています。

ご使用の際は、ガラス電極カバーを反時計回りに回し取り外してください。

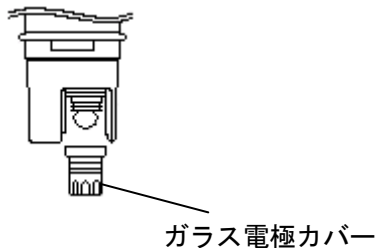

**注意：**ガラス電極カバーがないには、ガラス電極乾燥防止のためフタル酸塩を充てんしています。

取り外しの際こぼれる恐れがありますのでご注意ください。

測定が終了しましたら、 $\odot$ キー（電源キー）を押して電源をOFFにしてください。ガラス電極を蒸留水・純水または水道水にて良く洗浄したのち、保管してください。

ガラス電極の破損を防ぐためにガラス電極先端にガラス電極カバー及びセンサキャップをはめて保管することをお勧めします。