


PH計用温度センサ 640S-T
取扱説明書

このたびは、PH計用温度センサ「640S-T」をお買いあげいただきありがとうございました。

◎この商品は、弊社 pH 計（SK-640PH および SK-650PH）に接続して温度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり大切に**保存**してください。

各部の名称

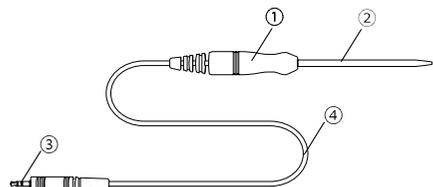

- ①握り手部
- ②感温部
- ③接続プラグ
- ④センサコード

ご使用方法

pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。本器を指示計に接続することでpH測定時に自動で温度補償（ATC）を行うことができます。

①本器の接続プラグを指示計の温度接続端子（ATC）に挿入します。

※しっかり奥まで挿入してください。

②指示計の電源を入れる则表示部にATCキャラクタが点灯して、温度測定値が表示されます。

③測定終了後、指示計から本器を外し保管してください。

※指示計の取り扱いについては、指示計付属の取扱説明書をご確認ください。

注意：測定試料の温度をより正確に測定するためには、感温部の先端から約60mm程度、挿入してください。

注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことを守ってください。

- ・電氣的ノイズが発生する環境で使用しますと表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
- ・本器は防水ではありません。感温部以外を水に浸けると故障の原因になりますので絶対にしないでください。
- ・コードを改造、無理に引っ張る、曲げる、束ねることをしないでください。断線、故障の原因となります。
- ・測定範囲外でのご使用は故障の原因となりますので絶対にしないでください。
- ・自動車などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器を故障させることがあります。このような場所には放置しないでください。

仕様

製品名	PH計用温度センサ	使用温度環境	0.0~50.0℃
型式	640S-T	材質	感温部：SUS304 コード：PVC
製品番号	6425-90	寸法	感温部：約φ3.8×100mm
測定範囲	0.0~50.0℃		コード長：約1.2m
測定精度	±0.5℃	質量	約32g
センサ	サーミスタ	付属品	取扱説明書（本書） 1部

●指示計精度等は指示計付属の取扱説明書をご参照ください。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページをご覧ください。

<http://www.sksato.co.jp>

サービスネットワーク

- | | |
|--|--|
| ●本社営業部
東京都千代田区神田西福田町3番地
〒101-0037 TEL 03-3254-8110(代) FAX 03-3254-8119 | ●名古屋営業所
愛知県名古屋市中区大須1-3-16
〒460-0011 TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123 |
| ●大阪支店
大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10
〒540-0037 TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926 | ●富山営業所
富山県富山市二口町5-2-3
〒939-8211 TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090 |
| ●仙台営業所
宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1
〒989-1304 TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770 | ●福岡営業所
福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F
〒812-0018 TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688 |

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 保証期間内でも次の場合は有償交換になります。
 - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
 - ヘ. 本証の掲示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- 3) 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保存してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手許に保存してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

・以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印してください。

品名	PH計用温度センサ	型式	640S-T
※お客様名			
※ご住所			
TEL	()		

お買いあげ店名	Ⓜ
ご住所	
TEL	()
お買いあげ年月日	年 月 日

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119