

# 防災面取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
この製品を正しく安全に使い、機能を十分生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。本製品は防災面ですが、本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

## 1 本製品使用前のご注意

本製品は弊社品質基準に合格しております。製品には万全を期していますが輸送途中等に製品にキズや変形或いはネジのゆるみが生じるおそれがあります。ご使用になる時は、必ず事前に点検してください。

## 2 本製品の用途

液体飛沫（薬品、溶剤、農薬散布など）、浮遊粉じん等が発生する作業から、眼と顔を保護します。あらゆる事故より眼及び顔面の損傷や本品の破損を防止できる事を保証するものではありません。

|                                                                                                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;">  </div> | ① 上記以外の用途に使用しないでください。衝撃を受けると面体が破損する恐れがあります。    |
|                                                                                                                            | ② 衝撃を受ける作業には使用しないでください。面体が破損し事故の原因になります。       |
|                                                                                                                            | ③ 作業中に防災面をはずしたり、上部に面体をはね上げないでください。             |
|                                                                                                                            | ④ 化学薬品、液体飛沫や浮遊粉じんの発生する作業にはゴーグル形保護めがねを併用してください。 |
|                                                                                                                            | ⑤ 熱現場には耐熱面をご使用ください。                            |

## 3 面体の材質特徴

アクリル材質：耐薬品性及び透明性に優れています。

## 4 保守・保管

お取扱いはていねいにしてください。

- ① 面体に汚れがある状態で使用していると眼の疲労を早めたり、キズは耐衝撃性を低下させる原因となります。
- ② 常にレンズをきれいにしてください。
  - レンズが汚れたときは、汚れた手袋、タオル、布などで拭かないでください。
  - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油類などが付着した場合は中性洗剤を薄めた液にレンズを浸し、指先で汚れを落としたあと、柔らかい布などで、軽く拭いてください。
- ③ 長い期間、使用しているとネジが緩むことがあります。使用ごとに点検してください。
- ④ 衝撃を受けた場合は、目で確認できないキズ、亀裂等が入っている場合がありますので、再使用しないでください。
- ⑤ 使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じんが付着しないようビニール袋に入れるか、付着しない場所に保管してください。

## 5 交換時期

面体にキズがついたり、透明度が低下した場合は眼の疲労や破損の原因となり危険です。速やかに交換してください。

## 6 改造、修理等

ご使用者による改造、変形、修理等は事故、破損の原因となり危険です。絶対におやめください。

\* 製品に関するお問い合わせ

 **山本光学株式会社**

大阪 〒577-0056 大阪府東大阪市長盛3-25-8 TEL 06-6783-1101  
東京 〒113-0034 東京都文京区湯島2-1-13 TEL 03-3834-1876  
URL <http://www.yamamoto-kogaku.co.jp>