



**エクスプローラー天びん
イーサネットインターフェイス
オプションキット**

取扱説明書

1. はじめに

イーサネットインターフェイスオプションキットは、オーハウス コーポレーション エクスプローラーシリーズ天びんの標準イーサネットインターフェイスとして機能します。

取り付けおよび操作の前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

注意:



取り付け、接続、またはメンテナンスの前に、安全上の警告をすべてお読みください。これらの警告に従わない場合、身体的傷害や器物の損壊を招く恐れがあります。すべての取扱説明書は、今後の使用に備えて保管しておいてください。

1.1 キットの内容



オプションボード
 (フェイスプレート、標準メス
 RJ-45 イーサネットコネクタ
 付き)

2. 取り付け

2.1 安全上の注意

この機器を安全かつ信頼性をもってご使用いただくために、この取扱説明書に記載されたすべての安全上の注意を遵守してください。

注: 取り付けを開始する前に、機器の主電源を切断してください。

注意:



オプションに含まれる電子部品は、静電放電に対して非常に敏感です。部品を保護するため、オプションを取り付けるときは、静電放電に対する必要な保護措置を取ってください。

2.2 取り付け手順

以下の点に注意してください。

インターフェイスはディスプレイに取り付け、台から電力が供給されます。

以下の手順に従ってください。図を参照しながら手順を実行してください。

1



天びんが電源に接続されていない（オフになっている）ことを確認します。

2



ディスプレイを取り外します。
両側にあるボタンを押し、ディスプレイを引っ張って台から外します。

3




ディスプレイを開けます。
ボタン（写真は拡大された状態）を押し、ディスプレイが開くまで持ち上げます。

4



必要に応じて、ディスプレイ通信ケーブルを外します。通信ケーブルを外すと、作業しやすくなります。

5

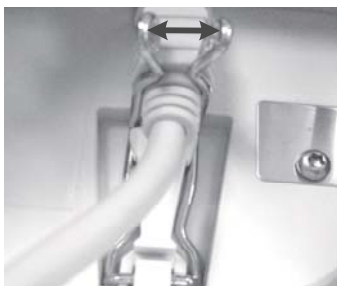


ディスプレイ通信ケーブルを固定しているクリップを緩めます。
写真のように外側に押し広げ、ディスプレイ通信ケーブルを外します。

6

Option と記載されたフェイスプレートを固定している 2 本のネジをドライバーで外し、このプレートを取り除きます。ネジは、新しい RS232 インターフェイスボードを取り付けるときに使用するため、保管しておきます。


注: ディスプレイ内部の部品に触れないでください。

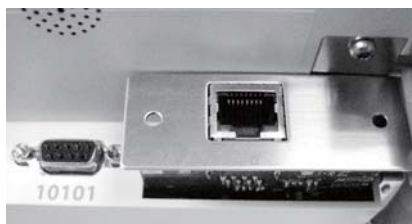7

新しいイーサネットインターフェイスボードをディスプレイに差し込みます。デバイスがスロットに正しく固定されるよう注意してください。

インターフェイスボードをディスプレイに押し込み、しっかりとはめ込みます。

注: 電子部品に触れないよう注意してください。インターフェイスボードを取り扱うときは、エッジ以外の場所に触れないでください。

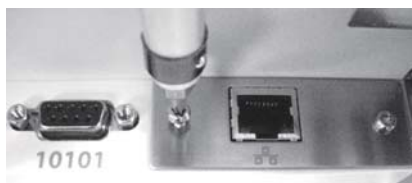8

2 本のネジを元どおりに締め付けます。ディスプレイケーブルを接続します。標準イーサネットケーブルをデバイスに接続します。

ディスプレイを閉めます。

10



以下のいずれかの方法で RS232 ケーブルを通します。

1. 台の下を通して後部から引き出します（写真左側）。

または

11



2. 写真のように、（いずれかの側の）解放ボタンの近くにある溝を通して、ディスプレイの側面から引き出します。

12



余分なケーブルを巻き付けます。

まず、プラットフォーム、サブプラットフォームまたは対流防止リング、および風防（取り付けられている場合）を取り外します。

次に、台を逆さにし、ケーブルガイドの周りにケーブルを巻き付けます（必要な場合）。

13



台を元に戻し、元どおりに組み立てます。台に電源を再度接続します（電源オン）。

操作の前に、水平調整補助機能を使用して、天びんを再度水平に調整します（取扱説明書のセクション 2.4 を参照）。

3. 操作

イーサネットポートを使用したローカルエリアネットワークへの接続




イーサネットインターフェイスオプションを正しく取り付けると、[通信] メニューに **[Ethernet]** オプションが表示されます。




[Ethernet] を押すと、**[デバイスの設定]** および **[印字設定]** オプションが表示されます。

[デバイスの設定] を押すと...

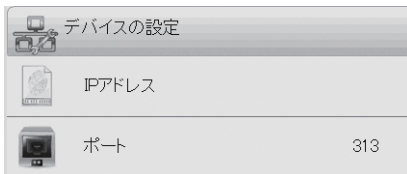

...[IP アドレス] および [ポート] の設定が表示されます。

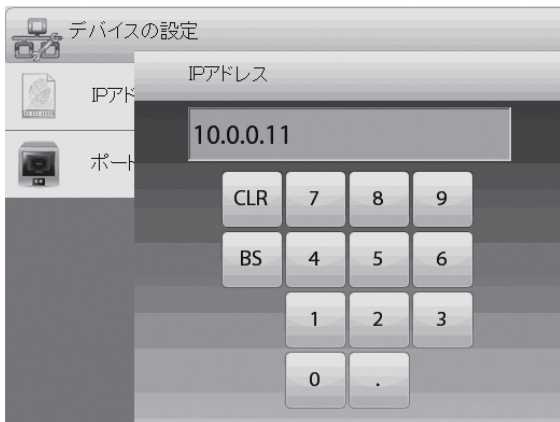

[ポート] の設定は変更できません。

IP アドレスの設定を変更するには、**[IP アドレス]** を押します。



次に **[印字設定]** を押し、オプションメニューから選択します。



利用可能な印字オプションの詳細については、エクスプローラー天びんの取扱説明書を参照してください。

4. メンテナンス

4.1 サービス情報

サービスサポートについては、オーハウス コーポレーション取扱代理店またはオーハウス コーポレーションサービスまでお問い合わせください。オーハウス コーポレーションの製品サービススペシャリストがサポートいたします。米国以外では、オーハウス コーポレーションの Web サイト www.ohaus.com で最寄りのオーハウス コーポレーションオフィスを検索してください。

5. 技術データ

5.1 仕様

品番	83021082
インターフェイスタイプ	メス RJ-45 イーサネットコネクタ



オーハウス コーポレーション

お問い合わせはカスタマーサポートセンターへ
TEL: 03-5815-5515 FAX: 03-5815-5525

〒110-0008
東京都台東区池之端 2-9-7 池之端日殖ビル 6F
(メトラ・トレド (株) 内)



* 3 0 0 4 7 5 3 1 *

P/N 30047531 © 2012 Ohaus Corporation

www.ohaus.com

Explorer_Ethernet_IM-JP_20120810