



Navigator

Rechargeable Battery
Instruction Manual

Batería Recargable
Manual de instrucciones

Batterie Rechargeable
Manuel d'instructions

Wiederaufladbare Akku
Bedienungsanleitung

Batteria Ricaricabile
Manuale di istruzioni

充电电池选件
使用指南

Аккумуляторная батарея
Руководство по эксплуатации

充電式バッテリー
取扱説明書

はじめに

この充電式バッテリーは、オーハウス NVT シリーズ天びん専用です。このアクセサリはテスト済みであり、NVT シリーズ取扱説明書に記載の認証に準拠しています。


パッケージの内容

鉛酸電池
充電式回路基板
警告ラベル


注：出荷時に充電式バッテリーが取り付けられている天びんには、バッテリーコネクタが付属しています。これは、乾電池での使用に変更する場合に使用します。

取り付け


1. 既存の電源アダプタを取り外します。これはもう利用しません。
2. バッテリーカバーと、乾電池が入っていればそれを取り除きます。
3. 下図のように、バッテリーコネクタを取り外します。

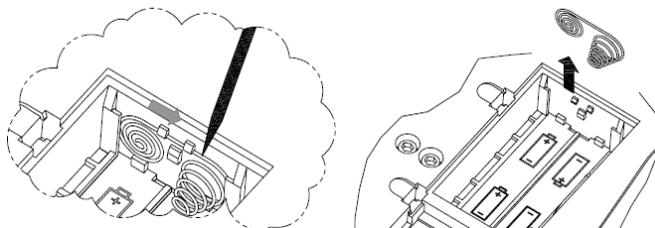

4. 下図のように、バッテリーカバーの内側に警告ラベルを取り付けます。

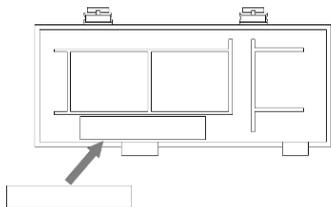


5. 赤いワイヤをバッテリーの+端子に接続し、黒いワイヤをバッテリーの-端子に接続します。バッテリーをバッテリー室に入れます。

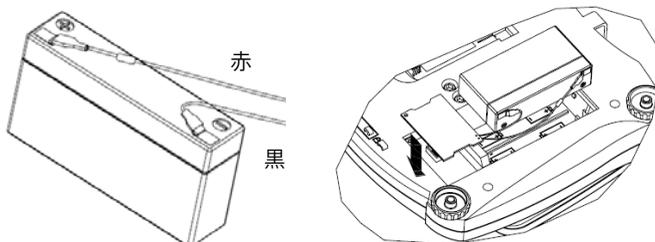


6. 充電式回路基板の取り付け


- 8ピンコネクタとPCBエッジを図のように合わせます。
- ピンが完全にはまり、回路基板が取り付け位置に固定されるまで、回路基板を押し込みます。

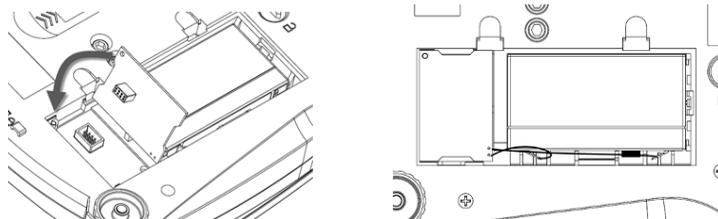

7. 上図のように、バッテリーを配置し、ワイヤを配線します。
8. バッテリーカバーを再度取り付けます。
9. アダプタを、入力ジャックと適切な AC 電源に接続します。

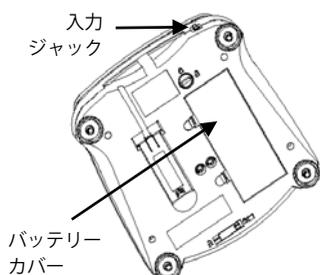

AC アダプタを入力ジャックに接続します。

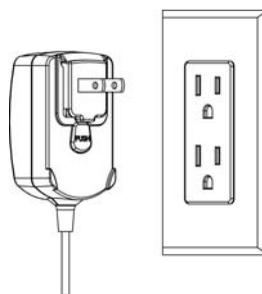

AC アダプタを適切な AC 電源に接続します。

操作

天びんは、バッテリーを取り付けてすぐ、AC 電源で使用できます。バッテリー電源で天びんを使用するには、12 時間充電する必要があります。

充電式バッテリーで操作している間は、バッテリーアイコンが点灯します。AC アダプタの充電中は、バッテリーアイコンが点滅します。バッテリーアイコンの点滅が停止したら、バッテリーの充電は完了です。

バッテリーの動作時間が残り約 30 分になると、バッテリーアイコンが 0.5 秒間隔で点滅します。遮断電圧に達すると、表示部に Batt と LowJ が交互に 15 秒間点滅してから、天びんはシャットダウンします。電圧がシャットダウンレベルに達すると、天びんはオンになりません。

バッテリーの寿命を延長するため、できるだけ AC 電源を使用してください。バッテリーの寿命は、バッテリーが放電を繰り返した回数に直接関係します。

天びんがバッテリーで動作できる時間は、多くの要素に左右されます。バックライト、赤外線センサ、インターフェイスオプションを使用すると、充電が必要になるまでの時間が短くなります。これらのオプションを使用されない場合、充電されたバッテリーは 22 時間 (LED ディスプレイ) 使用できます。

充電式バッテリーオプションの取り外し

天びんを乾電池で使用する場合は、次の手順に従ってください。

1. 電源アダプタを切断します。
2. バッテリーを外して取り除きます。
3. 充電式回路基板を取り除きます。
4. バッテリーコネクタを取り付けます。取り外し方法を示す上記の手順 3 を参照してください。
5. 4 本の単 2 電池を取り付けるか、電源アダプタを接続します。

仕様

バッテリー: メンテナンス不要の密封型鉛酸電池
DJWS-1.2 またはオーハウスが認証する同等品、6 volt 1.2AH

コンプライアンス

このアクセサリはテスト済みであり、該当する取扱説明書に記載された認証に準拠しています。

廃棄



廃電気・電子機器廃棄物 (WEEE) に関する欧州指令 2002/96 に従って、このデバイスは一般廃棄物として廃棄してはいけません。EU 以外の国でも同様で、各国ごとの要件に従います。

欧州電池指令 2006/66/EC により、2008 年 9 月から、EU 加盟国では廃棄された機器の電池取り外しに関して新たな要件が求められます。この指令に準拠するため、このデバイスは、寿命がきた機器の電池が廃棄物処理施設において安全に取り外せるように設計されています。

この製品は、指定された電気・電子機器の収集場所における地域の規制に従って廃棄してください。疑問点は、担当する機関、あるいはこの機器の購入元にお問い合わせください。

この機器を、個人使用であれ業務用であれ他の関係者に譲渡した場合、この規制の内容も製品に付随します。

欧州での廃棄方法については、www.ohaus.com/weee を参照してください。環境保護へのご協力をお願いいたします。



Ohaus Corporation
19A Chapin Road
Pine Brook, NJ 07058-2033, USA
Tel: (973) 377-9000
奥豪斯仪器（上海）有限公司制造
地址：上海市桂平路471号4号楼4楼 邮编：200233
维修电话：021—64855408
维修传真：021—64859748

With offices worldwide / Con oficinas alrededor del mundo / Avec des bureaux dans le monde entier / Weltweite Geschäftsstellen / Con uffici in tutto il mondo / Глобальная сеть офисов.

www.ohaus.com



* 8 3 0 3 2 2 0 6 *

P/N 83032206B © 2010 Ohaus Corporation, all rights reserved / todos los derechos reservados / tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten / tutti i diritti riservati / все права защищены.

Printed in China / Impreso en la China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China / Stampato in Cina / Отпечатано в Китае