

危険物保管ロッカー

[KU-AR, KU-KAR]



取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書はこの製品の使い方が使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

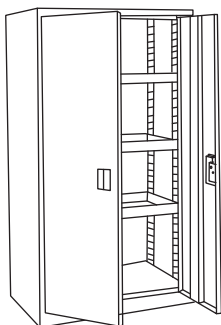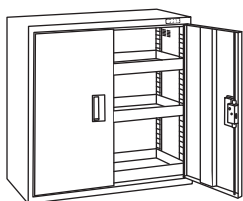

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル

お客様相談室 0120-575101

No.307 18C-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 棚板の等分布耐荷重（棚板全面に均等に物を置いた場合）は、**80kg／段**
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
6. 可動部（扉など）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
7. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたりします。又、アジャスターベース付はアジャスター破損の原因となります。
8. 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整し水平の状態で使用して下さい。（オプションのアジャスターベースを使用しますと水平出しも簡単に行えます。）
9. この製品を設置するときは、ストーブ等、火気の近くは非常に危険ですから避けて下さい。
10. 扉はゆっくりと開閉して下さい。勢いよく開閉しますと、ストッパー等が破損し怪我をする恐れがあります。
11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。

2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 横ケント式の扉を収納する際は鍵を取り外して下さい。鍵を付けたまま扉を収納しますと鍵及び扉の破損の原因となります。
6. 扉の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
7. 扉の鍵を掛けるときは、扉を確実に閉めて下さい。閉まっていなくて鍵は掛かりません。
8. 製品をご使用になる前に扉の鍵番号等は控えて下さい。
9. 扉の鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
10. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
11. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
12. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返して行して下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。