


# ステンレス実験テーブル

## [SR-094SU]

### 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

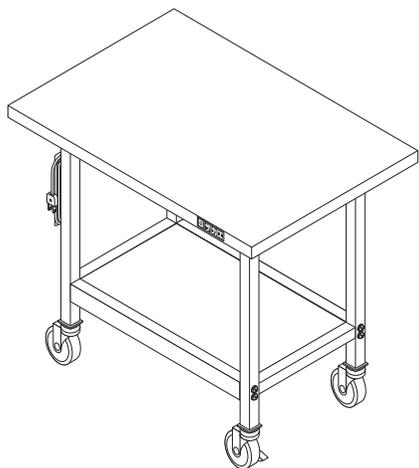

**Sサカエ**

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル  
お客様相談室 0120-575101 No.179 20B-3

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 天板の等分布耐荷重(天板全面に均等に物を置いた場合)は、**75 kg** 積載荷重は、天板の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
6. 実験テーブルを台車や運搬車のかわりに使用しないで下さい。
7. 実験テーブルを設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロック位置にして下さい。
8. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に複数でゆっくり行って下さい。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。  
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。


※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

# 組立て方法


①天板を裏にして置いて下さい。天板の上に脚フレームを置き、六角アプセットセムスで仮止めして下さい。

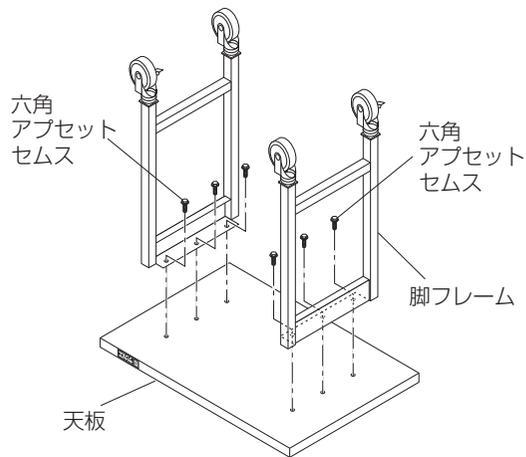


②脚フレームに六角穴付ボルト、バネ座金で仮止めして下さい。

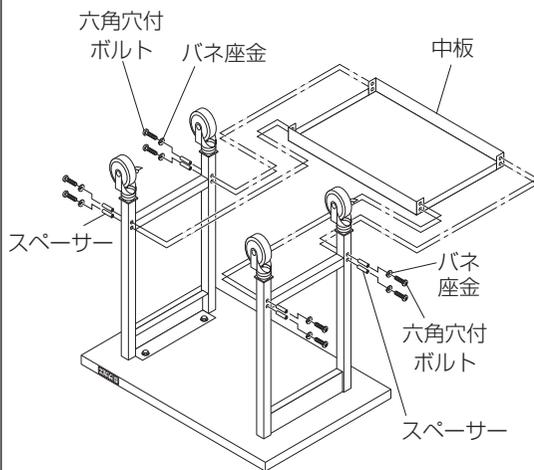


③脚フレームにコードフックをトラス小ネジで固定して下さい。

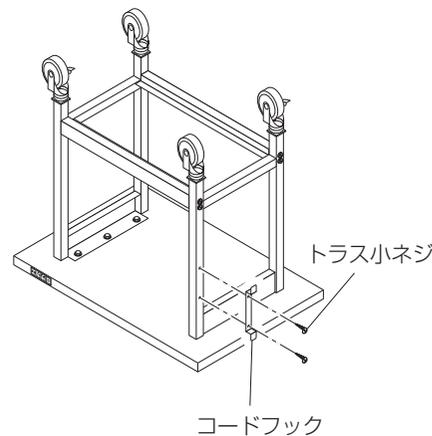

④脚フレームに金具をナベ小ネジ、バネ座金、六角ナットで固定して下さい。コンセント本体、カバーをビスで取付けて下さい。

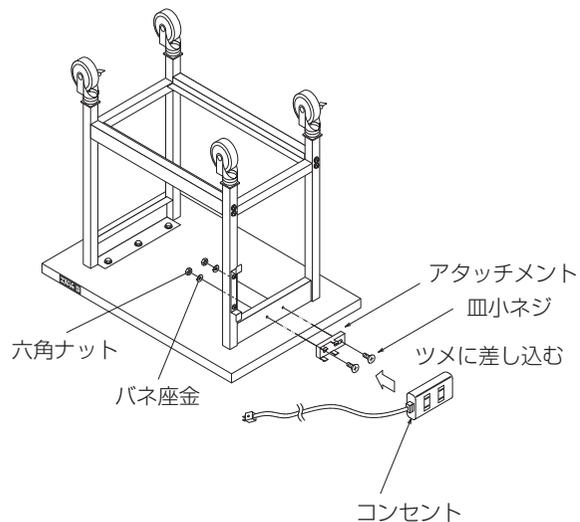

⑤全てのネジを本締めして下さい。本体を起こして、中板を置いて下さい。

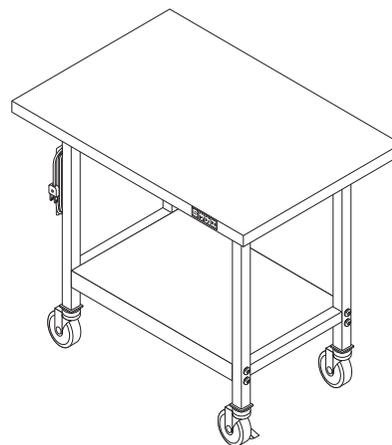

## 部 品 明 細

