


Sサカエ ステンレス小型作業台

組立・取扱説明書

このたびは、ステンレス小型作業台をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、材料全てにステンレスを使用している為、錆に強い商品となっております。水回りやクリーンルーム等の環境でもで末永くご使用いただけます。

●1台あたりの均等耐荷重

75kg

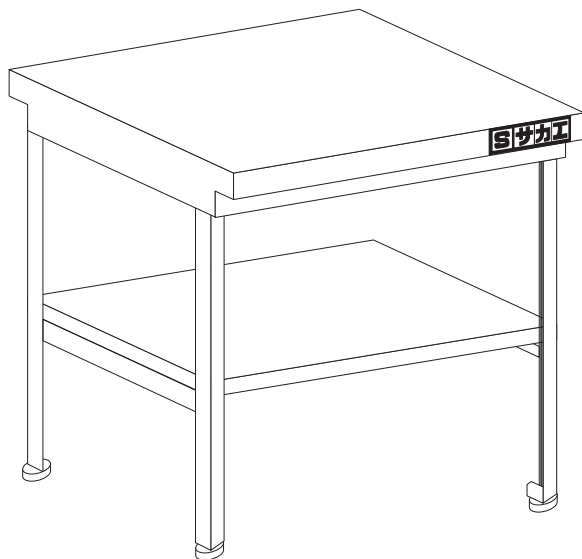

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、天板の表面、または中板へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
作業台が傾いたり、天板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、天板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
作業台が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 傾斜地では使用しない。
作業台が暴走、転倒するおそれがあり、人や物に当たりけがや破損するおそれがあります。
- 取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しないで下さい。
変形や破損、転倒等の原因になり抜け落ちるおそれがあります。
- 製品を移動するときは、載せて有る物を全て降ろし、天板を複数人でゆっくり持ち上げて移動して下さい。
引きずって移動したり、乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
- 製品を濡れたままにしないで下さい。
表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭きとって下さい。
- 消耗品には寿命があります。
キャスター部や可動部に異常音等（損耗現象）が発生した場合は購入店へご相談下さい。
- キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
作業台に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
- 天板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。
切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。
- 改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、作業台が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や、転落事故の原因となります。
- キャビネット使用上の注意。
鍵番号等は控えておいて下さい。鍵は盗難防止用ではありません。鍵を掛けるときは引出しを全て確実に閉めて下さい。引出しはゆっくりと引いて下さい。
- 消耗品の交換、キャビネット紛失された場合は購入先を通じて御注文下さい。

部 品 明 細

番号	品 名	数 量
①	天板	1
②	底板	1
③	支柱	4
④	アジャスター	4
⑤	フランジナット	M8 4
⑥	六角ナット	M8 4
⑦	六角穴付ボタンボルト	M6×12L 8
⑧	平座金	M6用 8
⑨	フランジナット	M6 8
⑩	六角レンチ	呼び4 1

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

ダンボールを1枚ご用意下さい。組立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

① 裏返した天板の上に支柱を差し込みます。
天板と支柱を⑩六角棒レンチでボルトを締めます。
その後、アジャスターを取り付けて下さい。

② 本体を起こし、底板をセットします。

