


Sサカエ ステンレスサポートテーブル

組立・取扱説明書

このたびは、ステンレスサポートテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は天板・底板にステンレスを使用している為、錆びに強い商品となっております。水回りやクリーンルーム等の環境でも末永くご使用いただけます。

●1 台あたりの最大荷重

	均等耐荷重
全体に均等に物を置いた場合	100kg
底棚	50kg

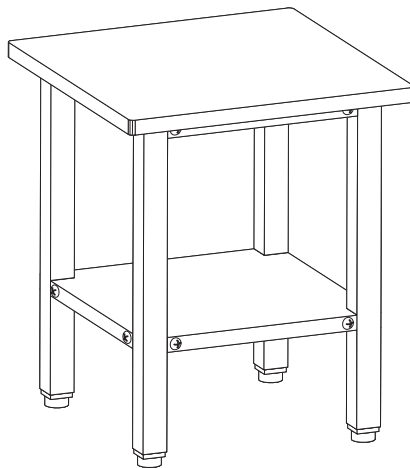

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※均等の耐荷重」とは、天板の表面、または底棚へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 ————— 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない。

テーブルが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。

■足をかけたり、よじのぼったりしない。

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

■不安定な場所に置かない。

テーブルが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。



注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。

転倒や転落事故の原因になります。

■使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じた

ときは、締め直して下さい。

ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。

■製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。

■固定式作業台を引きずって移動しないで下さい。

床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。また本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。

■この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。

乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。

■この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

■天板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。

切断面や取付ビスの先端などで、けがをするおそれがあります。

■アジャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。

■特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。

■製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

部品明細

番 号	品 名	数 量
①	天 板	1
②	底 棚	1
③	支 柱 (アジャスター付)	4
④	ナベ小ネジ	16

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。


組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

① 裏返した①天板の上に③支柱を差し込みます。
①天板と③支柱を④なべ小ねじで仮止めして下さい。

② ①本体を起こした後、②底棚をセットし、
④なべ小ねじで仮止めして下さい。

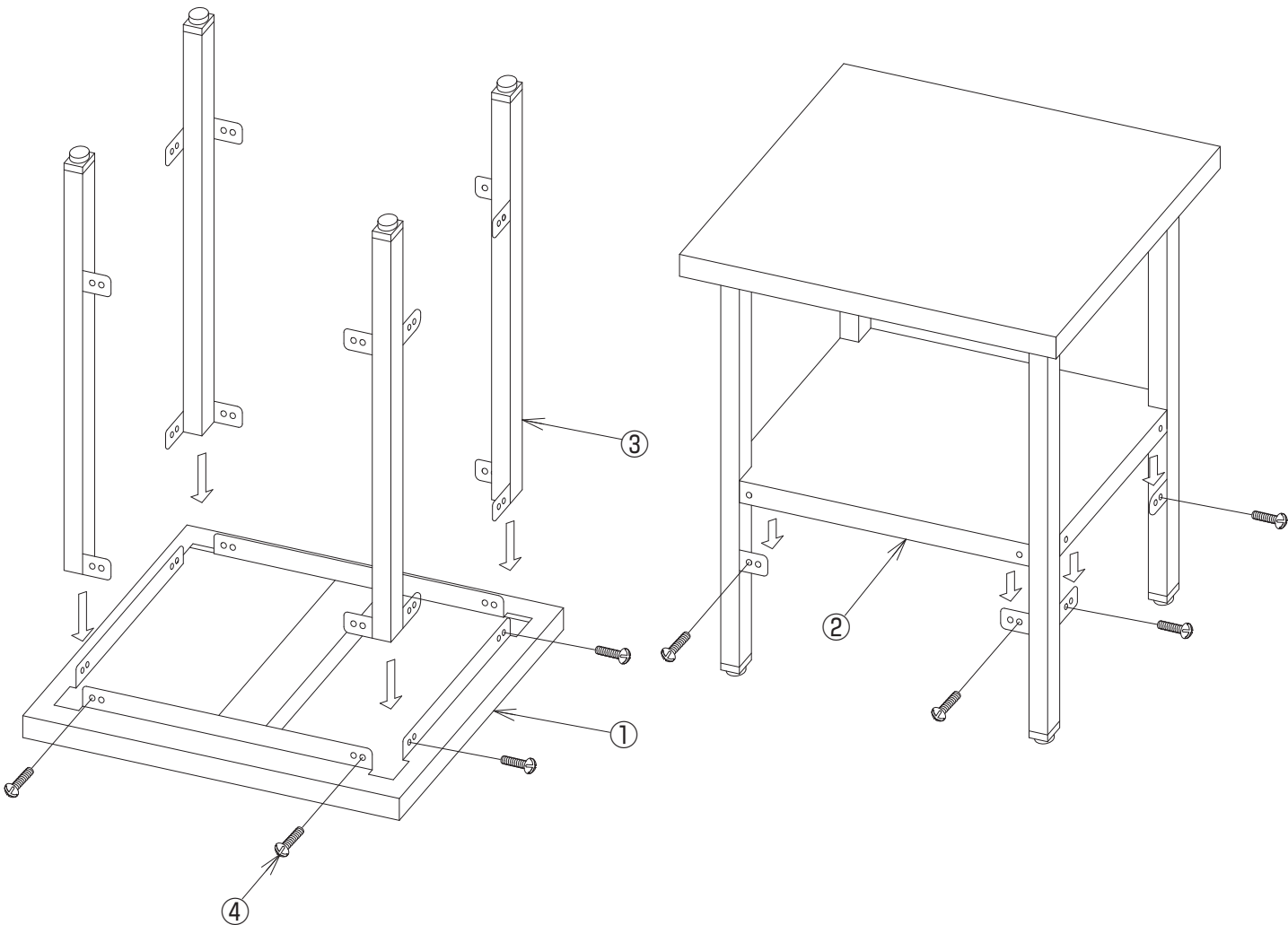

③ 全てのネジを本締めして完成です。