


Sサカエ ステンレスサポートテーブル (高さ調整タイプ)

組立・取扱説明書

このたびは、ステンレスサポートテーブルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は天板・底板にステンレスを使用している為、錆びに強い商品となっております。水回りやクリーンルーム等の環境でも末永くご使用いただけます。

●1 台あたりの最大荷重

	均等耐荷重
全体に均等に物を置いた場合	100kg
底棚	50kg

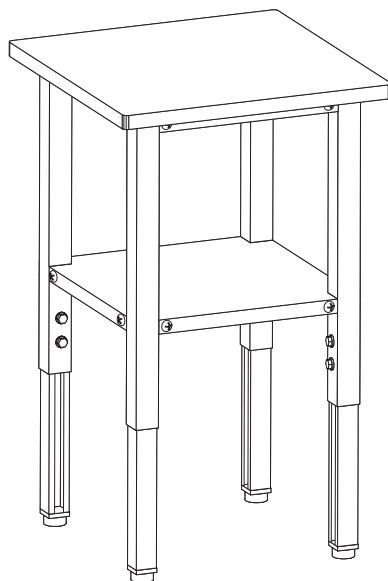

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※均等の耐荷重」とは、天板の表面、または底棚へ均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
テーブルが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
テーブルが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。
転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。
ゆるんだままです使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままです使用しないで下さい。
- 固定式作業台を引きずって移動しないで下さい。
床を傷つけたり、アジャスター破損の原因となります。また本体と床面等にガタツキがあるときは、アジャスターで水平に調整して下さい。
- この製品を移動するときは、載せてある物を全ておろし、天板を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。
乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。
- 天板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。
切断面や取付ビスの先端などで、けがをするおそれがあります。
- アジャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

部品明細

番 号	品 名	数 量
①	天 板	1
②	底 棚	1
③	支 柱	4
④	スライド脚	4
⑤	板ナット	4
⑥	六角ボルト M8×20L	8
⑦	ナベ小ネジ	16

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。


※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた

■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

① 支柱に天板・底棚をナベ小ネジではずれない様にしっかり取り付けて下さい。

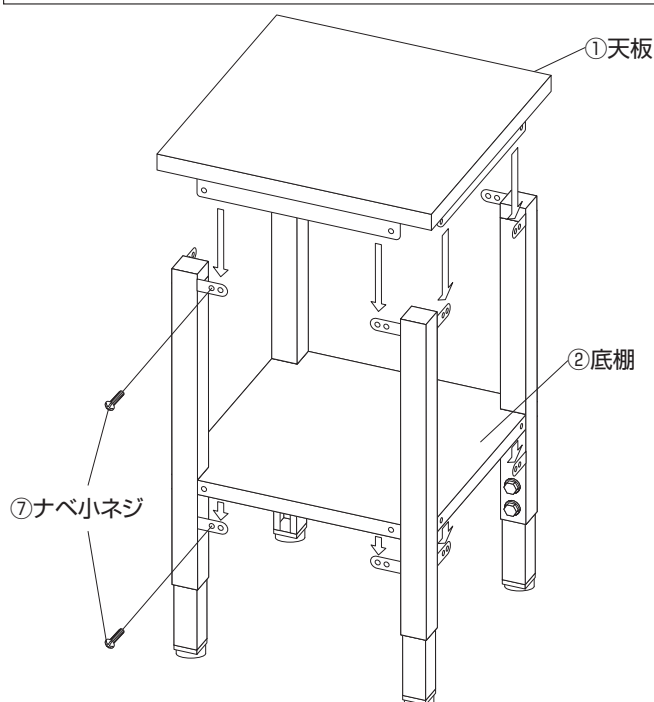

高さを変更する場合は、テーブルを逆さにして、六角ボルト8ヶ所をゆるめて調整し、再度はずれない様にしっかりと締め直して下さい。

