

# ステンレス保管ユニット・保管システム ステンレスキャビネット・ワーキングユニット ステンレス薬品保管庫 ステンレスアジャスターベース・キャスターベース

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。  
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。  
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。



# Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル  
お客様相談室 0120-575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

- この製品の等分布耐荷重は、  
ステンレス保管ユニット  
引出し SU-93H・93HA・93B・94B・33 50kg/段  
SU-91・181 70kg/段  
SU-3B・6B 25kg/段  
棚板 SU-93H・93HA・93B・94B・90A2・CB1 80kg/段  
ステンレス保管システム  
スライド棚 SU-18A・18B・18E・18G 80kg/段  
棚板 SU-18AA・18BA・18EA・18GA 70kg/段  
ステンレス薬品保管庫  
引出し SU-3BPS・3BS・5BPS・5BS 25kg/段  
SU-22S・22W 50kg/段  
SU-110・110SB 70kg/段  
ステンレスキャビネット・ワーキングユニット  
引出し SU-66S□・88S□・66W□・SWK-□ 50kg/段  
**積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りすると製品破損の恐れがあります。**
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 引出し付製品の引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- 引出し付製品の引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 引出し及びスライド棚付製品に物を載せたまま2つ以上引出さないで下さい。また、スライド棚、引出しにのみ物を載せて引出さないで下さい。バランスを失って転倒する恐れがあります。安全荷重を設けていますが、安全に関わらず使用時は必ず均等に荷重をおかけ下さい。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、本体破損の原因となります。
- 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整し水平の状態で使用しないで下さい。
- この製品を移動するときは、収納してある物を全て出し、本体を持ち複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。  
ただし、引出しのある物は鍵をかけ、鍵のないものについては、引出しを抜いて行って下さい。
- 本体の天井部に直接物を置かないで下さい。

- アジャスターベース・キャスターベース付製品を適応機種以外の機種に使用しないで下さい。  
キャスターベース付製品は転倒防止のため、引出しは1段ずつ開け閉めして下さい。
- キャスター付製品を移動するときは、引出し・扉を閉じ、側面方向に行って下さい。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、転倒する恐れがありますので注意して下さい。
- この製品を上下連結して使用される場合は、必ず連結金具・転倒防止用固定金具で固定して下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所では、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 鍵付製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- 鍵付製品の鍵を掛けるときは、引出し付は全ての引出しを、扉付は扉を確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 鍵付製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 鍵付製品の鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
- 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。  
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。


- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。  
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。  
使用しますと表面材の損傷の原因となります。


# 《転倒防止用固定金具取付方》

## ■ステンレス薬品保管庫 <SU-22S・22W, SU-110SB, SU-45B・70B, SU-3B□・5B□>


壁面固定用(左右1セット)

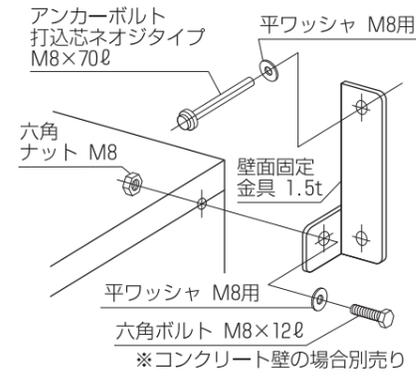


床面固定用

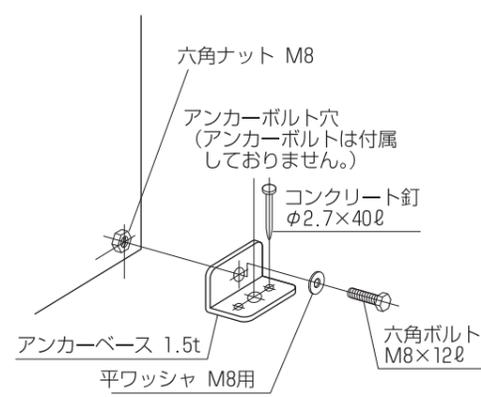

上下連結用

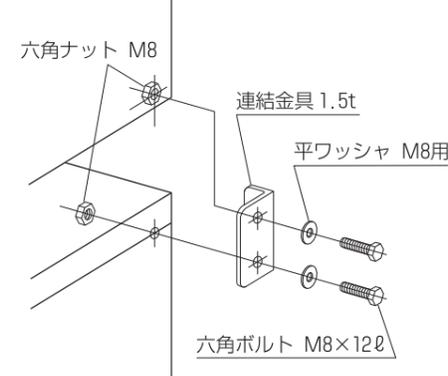


左右連結用

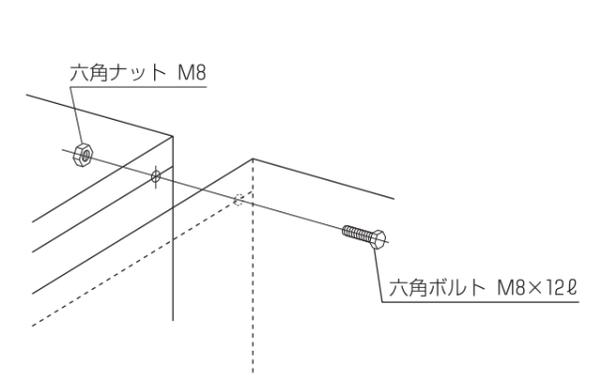


※保管庫と保管庫は、図の如くボルトで固定して下さい。

## ■ステンレス保管ユニット <SU-93H・93HA・93B・94B・90A2・91・181・90HT・3B・6B・CB1・33>


壁面固定用 ※最外側のみ使用可

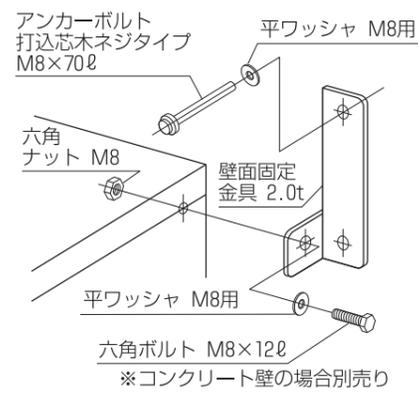

上下連結用 ※最外側のみ使用可

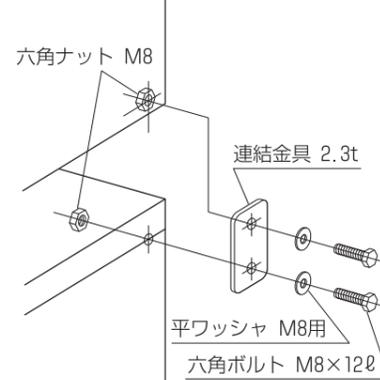


床面アンカー ※最外側のみ使用可

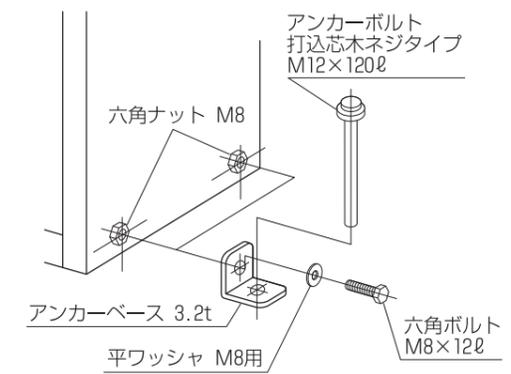

## ■ステンレス保管システム <SU-18A・18B・18E・18G・18AA・18BA・18EA・18GA>

壁タイプ

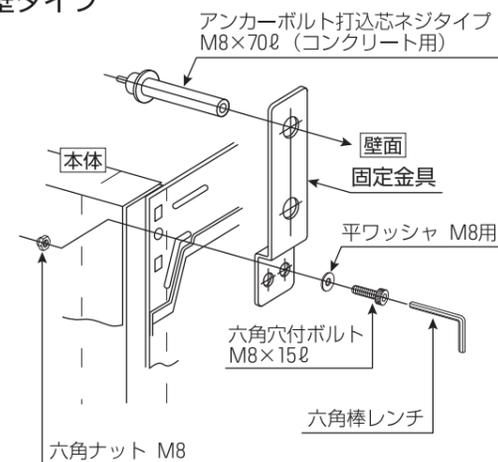

床タイプ

