


保管システム 引出し付

セーフティロック解除方法について

- ・この商品は3重安全装置内蔵商品です。その中のセーフティロック機構は地震や運送による激しい揺れによってロックがかかる場合があります。
その場合は下記の手順でロックを解除する事が出来ます。

- ①本体右側面のキャップを外し、直径7mmの穴に
プラスドライバー等を差し込んで下さい。
(6cm程度差し込む)

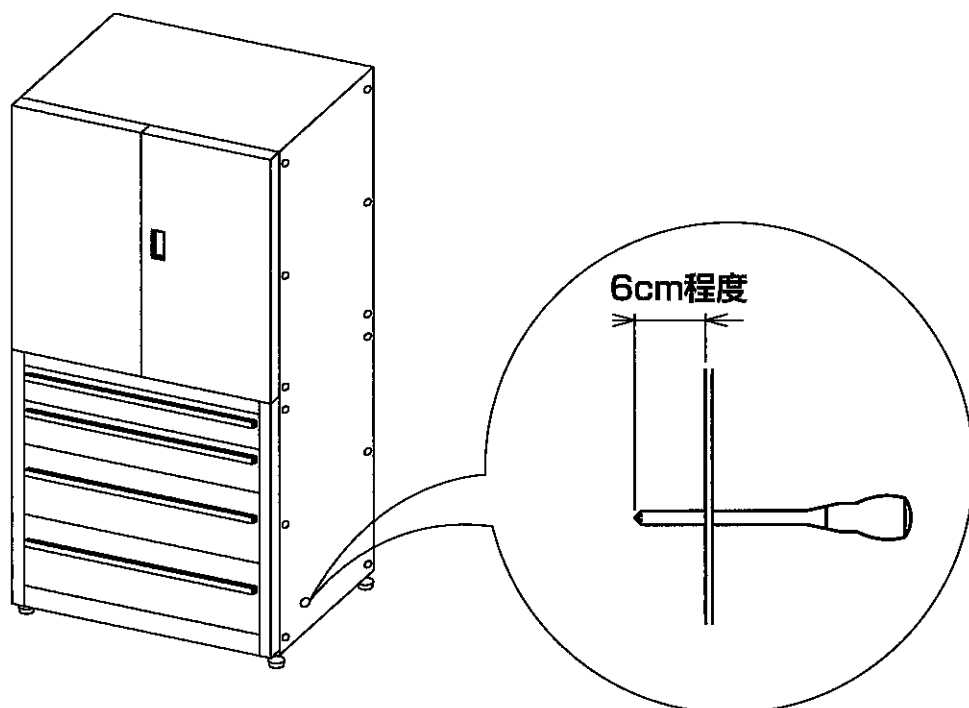

- ②ドライバーを図の様に下げ、内蔵してあるロックバーを
押し上げれば解除となります。

