

補修（消耗） 部品の交換方法




警告

部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。


補修部品は下図のようにシール部に取り付けられています。

1 片側加熱式

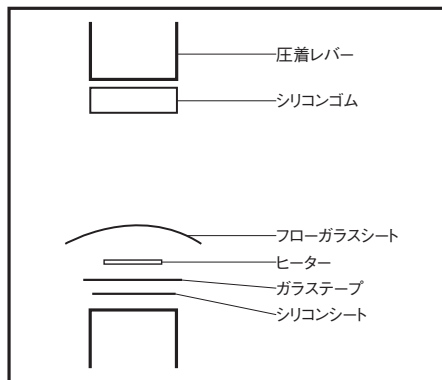

※上図は下片側加熱式

2 上下加熱式

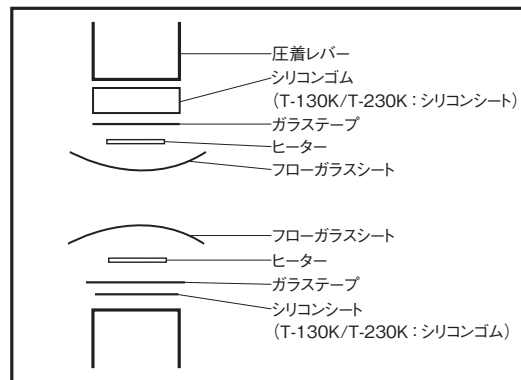

以下の要領で取り付けてください。

- ① シール部に取り付けてあるフローガラスシート、ヒーターなどを取り外します。

- ② 傷んだガラスシート、シリコンシートをはがし、シール部の汚れやのりなどを取ってください。

注！ アルコールで汚れを取ってください。

- ③ フレームにシリコンシート（薄緑色のゴム）を貼り付けます。シリコンシートの両端が電極に 2mm ずつかかるように貼り付けます。

- ④ その上にガラステープ（裏側にのりの付いた肌色の布テープ）を電極に 5mm ずつかかるように貼り付けます。

- ⑤ フレームの中央に来るようにヒーターを取り付けます。



注意 ヒーターが直接フレームに接触するとショートして、ヒーターが切れたりします。必ずヒーターがガラステープの上に来るように取り付けてください。

- ⑥ ①で外したフローガラスシートを取り付けます。

