

# ガンマ線照射サービス

## サービスの流れ

### 見積

別紙申込書に必要事項ご記入の上見積ご依頼ください。  
「小分け作業の有無(袋のサイズ、枚数)」「照射線量、回数」により、価格が異なります。  
「送料」別途申し受けます。

### 注文

お客様から製品をお預かりして照射する場合、発注後、製品の送付先をご連絡いたします。

製品到着

小分け梱包作業

照射

線量測定

発送

照射報告書発行



ご希望の梱包形態に小分け作業。

専用の袋で密封するため照射効果が持続します。

※袋サイズ、枚数により価格が変わります

※小分け作業が不要な場合は、お預かりしたダンボールの状態に照射します

専用の照射容器(580×460×890H)に入れコンベアにて搬送ガンマ線源の周り設定した時間で進んでいくことでガンマ線が照射される

※線量により価格が異なります。

※照射容器に入るサイズであれば1回の照射で線量毎に照射価格は一律です。

製品に取り付けて照射された線量計素子の線量を測定します。お客様の要求どおりであったことを確認します。



線量測定結果をまとめ、照射報告書を発行します。

ご希望により、照射報告書を添付の上発送することも可能です。

## 滅菌保証について

- 対象物の初期菌数と照射線量によって、効果がことなりますので「滅菌証明書」の発行は対応していません。
- 照射線量は、10kGy以上、15kGy以上、25kGy以上の3段階をご用意しております。その他の線量のご依頼の場合は別途ご相談ください。お客様のご使用用途、対象物の状態により線量をお選びください。

## 対象物の梱包について

- 1種類の対象物を複数1箱に梱包する際には、同じ向きになるように梱包してください。
- 梱包の仕方が異なる場合、対象物によってはガンマ線照射量にばらつきが発生します。  
例) 1Lの容器を20本/箱ガンマ線照射する場合、20本をそれぞれ同じ向きに並べて梱包
- 複数種類の対象物の照射をご依頼の場合、1種類につき1つの箱に梱包してください。  
金属や樹脂の混載など、密度の違う対象物が同じ箱に混載されると、ガンマ線照射量にバラツキが発生します。  
例) ピンセット10本と樹脂容器10本を1度に照射する場合、ピンセット10本を1箱に、樹脂容器10本を1箱に梱包

アズワン株式会社

サービスプロモーショングループ

TEL:06-6447-8623 FAX:06-6447-8457