



このたびは、弊社ユニットスタンドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

## 特長

場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです  
台座部分を固定することができ、安全に使用できます

## 取り扱い上の注意

- 実験台や床上などの安定した場所でご使用ください。
- 連結具はしっかりと締め脱落に注意してください。
- 器具を取り付けた状態での移動は器具の落下・破損の原因となり危険なおやめ下さい。
- 器具の設置方法や取付け位置によっては転倒の危険もありますので十分ご注意ください。

商品名:コンパクトユニットスタンド

型式: UN-C2W

セット内訳

品名	型番	UN-C2W
連結台 W		2
連結具 NU-1		20
組立パイプC400		2
組立パイプC500		4
組立パイプC800		8
固定金具及び固定用ネジ		4
パイプキャップ φ13		28

図1



注: 実験台との固定は、図1写真の固定金具の穴の下に下穴を開けてネジ止めしてください。  
固定用にネジを付属しておりますが、実験台天板の材質にあわせ別途ご購入下さい。  
\*付属の台固定ネジは、ステンレス製 ナベタッピング 4×16mmとなります。

## 組立方法

- ① 連結台に縦パイプC800を差込み固定します。
- ② 連結台を左右にひろげ組立棒C500と連結具で下側を固定します
- ③ 残りの組立棒C500とC400で上側を固定します。
- ④ 残りの縦パイプC800を任意の位置で固定します。
- ⑤ 全てのネジに緩みが無いが必ず確認してください。

また、この製品は標準セット品ですのでその他パーツが必要な際は  
ご購入販売店にお尋ね下さい。

URL <http://www.実験器具.jp>

URL [http://homepage2.nifty.com/ems\\_yamanaka/](http://homepage2.nifty.com/ems_yamanaka/)

Mail [e.m.s.yamanaka@nifty.com](mailto:e.m.s.yamanaka@nifty.com)

(有)ヤマナカ