

## ゴム手袋の取扱い上のご注意

### 手袋の点検方法

1. 手袋の内外面の目視検査を行い、ひび、割れ、破れ及びその他の損傷の有無を点検してください。
2. 手袋の乾燥状態、濡れていないか点検してください。
3. 手袋に空気を入れ、空気圧を加えた状態で、空気漏れ（ピンホール）がないか点検してください。

### 取扱注意事項

1. 電気作業には使用しないでください。
2. 破損の原因となりますので、他の工具など、尖ったもの等で傷つけないようにご注意ください。
3. 紫外線により、劣化が促進されます。長期使用しない場合などは、直接日光を避け風通しの良い場所に保管してください。
4. 軽油・ガソリン等の揮発性薬剤、また薬品（酸、アルカリ等）油類・溶剤によっては浸透しますので、このような薬品・油類・溶剤には使用しないでください。
5. 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたらご使用をお止めください。
6. 著しい変色、摩耗、硬化、軟化等の変化が生じましたらご使用をお止め下さい。
7. 製品には万全を期しておりますが、万ーグローブが破損していた場合には使用しないでください。