

取 扱 説 明 書



スーパーアネックス薬品庫 ANX-500BU

(上下積重ね 庫内連結方式)



株式会社テラオカ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2丁目16番5号 URL <http://www.teraoka-jp.com/>

TEL:06-6386-0667 FAX:06-6330-6859

1. ご挨拶

この度は、スーパーアネックス薬品庫ANX-500BU型をお買い求め頂き、厚く御礼申し上げます。スーパーアネックス薬品庫シリーズは、多くのお客様にご利用賜り大変好評を得ております。本シリーズはステンレス製(一部除く)薬品庫で、種類別、担当者別、容量別等、試薬瓶の保管目的に応じた管理ができるよう設計製作されています。従来の薬品庫のように、単に物を入れて保管するだけの箱物という概念を排除し、新しいスタイルを確立しています。今後共、研究室や実験室で使われる製品開発を目指して研究を重ねてまいりますので、末永く弊社製品をご利用いただきますようお願い申し上げます。

2. スーパーアネックス薬品庫の特長

- 1) 本製品は、一部の部品を除いてステンレスSUS304製で耐食性、耐薬品性、耐久性に優れています。お手入れをしていただければ、長くお使いいただくことができます。
(薬品によっては、ステンレスを侵し錆を発生させるものがあります。ステンレスの耐薬品性をお調べのうえご利用下さい。)
- 2) スーパーアネックス薬品庫シリーズは、従来の薬品庫に比べ多目的に使用できるよう設計されています。
例えば付属プレートは試薬瓶コンテナ(別売)を載せる以外に、プレート寸法に適応する樹脂コンテナや木箱などを載せて機器類やガラス器具を保管することも可能です。
- 3) レールとプレートを取り外せば、ガロン瓶等大型容器の保管スペースができます。
- 4) プレート付きレールの追加やステンレス製特注トレーを製作し、別の容器等も管理できます。
- 5) スーパーアネックス薬品庫には、機種によりレール仕様のものでない棚置き仕様のものがあります。使用目的や用途に応じてお選び頂きご利用下さい。
※本製品ANX-500BUはレール仕様の薬品庫です。

3. 特にご注意していただきたいこと

- 1) 本製品本体と扉の接続はステンレス製オリジナルヒンジを使用しています。堅固なつくりになっていますが、扉に上下方向の衝撃が加わると開閉位置がずれ扉が動かなくなることがあります。扉によりかかったり、上部または下部から力を加えないで下さい。
- 2) 本製品の設置に際しては、付属の転倒防止金具をご利用下さい。(ビス・ボルトは付属品ではありません)薬品庫と床・壁との固定を怠ると本体が傾いたり、転倒したりすることがありますので、付属金具は必ず取り付けて下さい。
※付属金具は、地震や衝撃による大きな揺れからの転倒防止を保証するものではありません。更に安全性を求められる場合は、設置業者にご相談のうえ必要と思われる補強をして下さい。
- 3) ご使用時、試薬瓶コンテナを載せたプレートはご利用になる1つだけを引き出し、他のプレートは庫内で完全に収納されている状態にして下さい。(※試薬瓶コンテナは別売です。)
試薬瓶の入った複数のプレートを引き出すと、前に重心がかかり転倒する恐れがあります。
- 4) 本製品を傾斜や凹凸のある床面に設置しないで下さい。本体が歪むと扉の開閉に影響します。またレール機構に支障がでる場合もあります。水平面に据付けし、アンカーボルトで固定して下さい。アンカーボルトや天板の壁留めネジは設置会社へご依頼下さい。
- 5) 本製品の本体はステンレス製(SUS304)ですが、レールや扉の取手などはステンレス製ではありません。
ステンレスは耐食性があり様々な用途で使用されていますが、設置される場所や薬品などにより錆が発生することがあります。薬品が付着した場合は洗浄・中和・除去等して下さい。特に腐食性の強い薬品の取扱いにはご注意下さい。
周囲に錆が発生しているものがあると、もらい錆で腐食する場合があります。

塩素系の薬品など吹きかけた場合、腐食し錆が発生しますので使用しないで下さい。

4. スーパーアネックス薬品庫ANX-500BUの上下連結と寸法

■内部からの上下連結方法


スーパーアネックス薬品庫ANX-500BU型は、従来の外部から上下連結する方式とは異なり、内部から連結する方式です。ANX-500B(下段)の天板の穴とANX-500U(上段)の底枠の穴が重なるように積重ねます。
 ※付属のM6ネジにスプリングワッシャと平ワッシャを取付け、ANX-500B(下段)側の内部から差し込み、ANX-500U(上段)底枠穴のナットにねじ込んで下さい。4箇所ネジの締めつけが緩いと、ガタつきやズレの原因になります。定期的にネジ状態の点検をして下さい。

※ANX-500Bと-500Uを逆にして積重ねないで下さい。

ANX-500U



ANX-500B



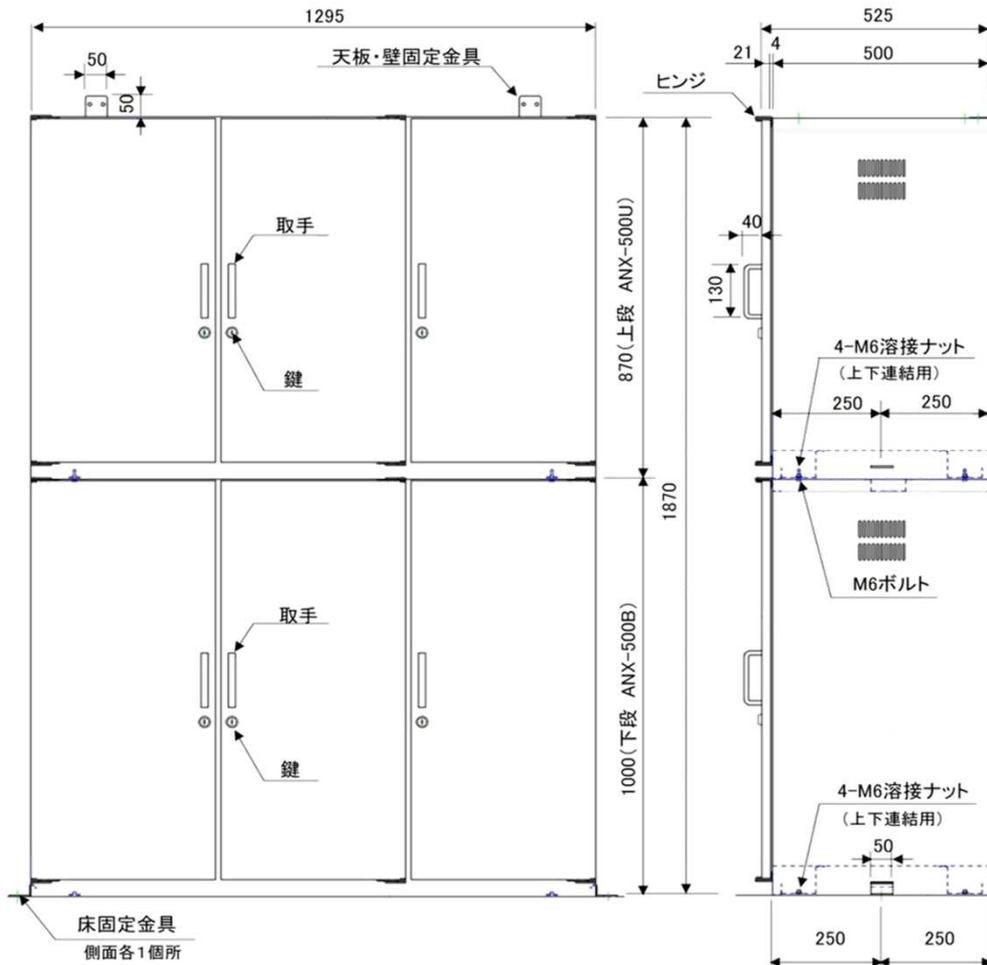


■仕様 材質: 本体: SUS304(但し、取手、鍵、レール等はステンレスではありません)
 研磨: 外面 ヘアライン 内面 #400研磨
 ※予告なく仕様(内部構造、部品材質、寸法等)を変更することがあります。




5. スーパーアネックス薬品庫ANX-500BU(上段・下段)の概略図

■仕様 材質:本体:SUS304(但し、取手、鍵、レール等はステンレスではありません)
 研磨:外面 ヘアライン 内面 #400研磨
 ※予告なく仕様(内部構造、部品材質、寸法等)を変更することがあります。

■ANX-500U(上段)の寸法

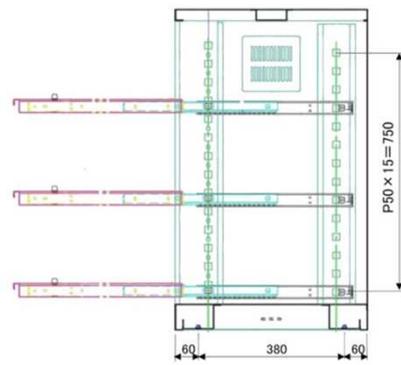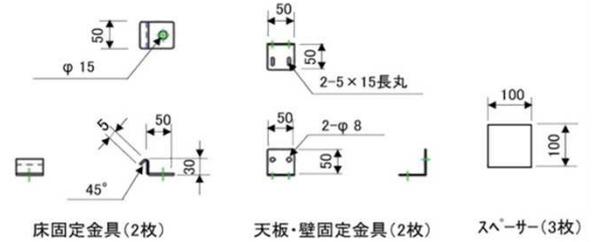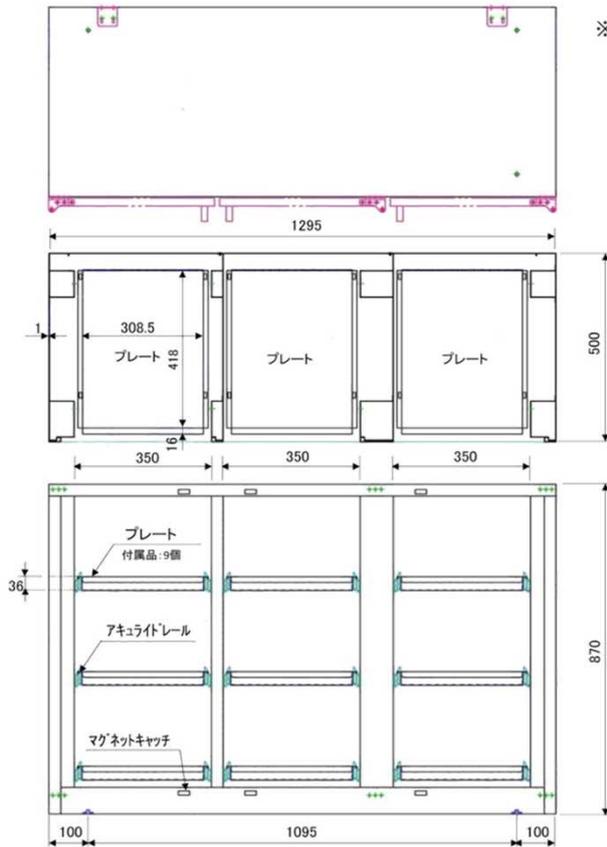

■ANX-500B(下段)の寸法と付属金具

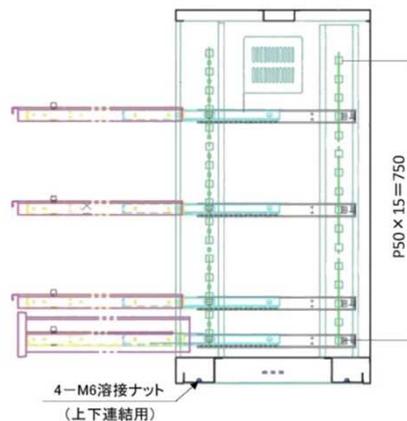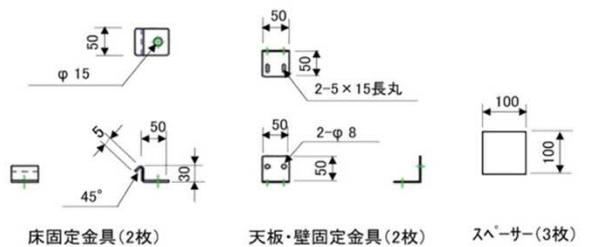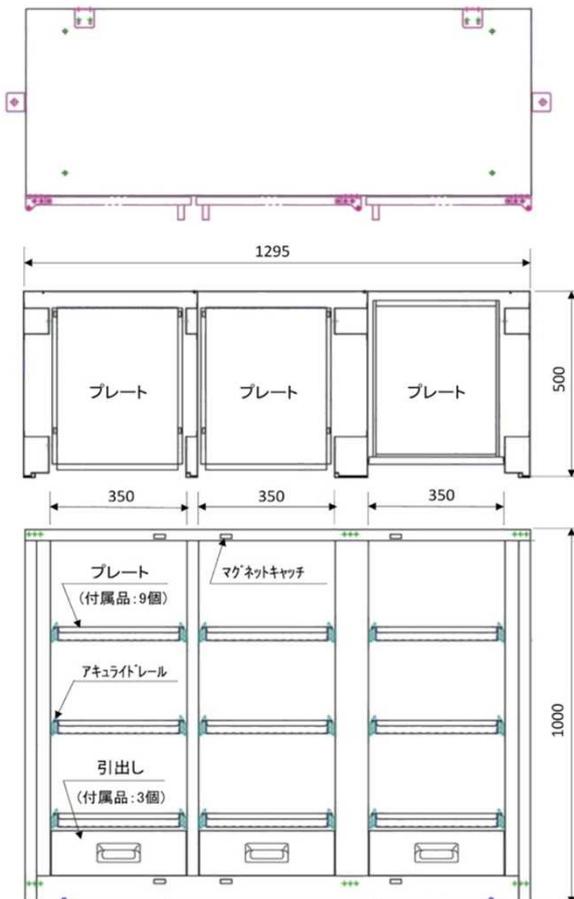

6. スーパーアネックス薬品庫ANX-500BUの名称




7. スーパーアネックス薬品庫ANX-500BUの接続穴



8. プレートとレールの取り外し・取り付け方

■プレートの取り外し方

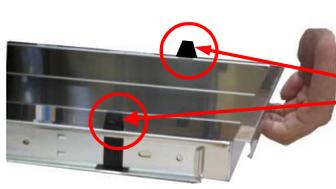

①プレートの取手をもって手前に引きます。レールが伸びて、プレートが引き出されます。





②プレートの左右にある黒いロッククリップを指先で摘みます。




③摘んだ状態のまま、プレートを持ち上げてロッククリップ穴から引き抜きます。




④ロッククリップを抜いたプレートは、取り外して下さい。

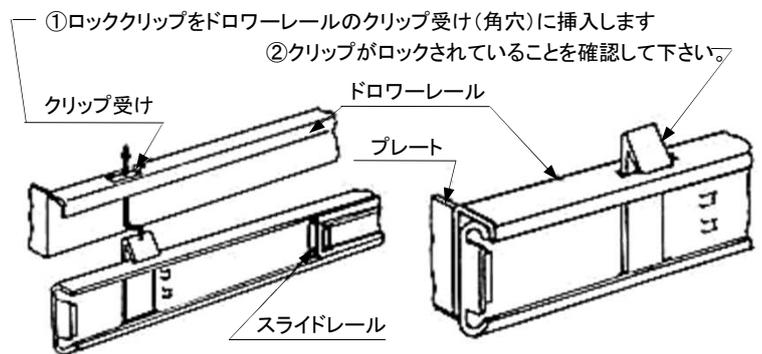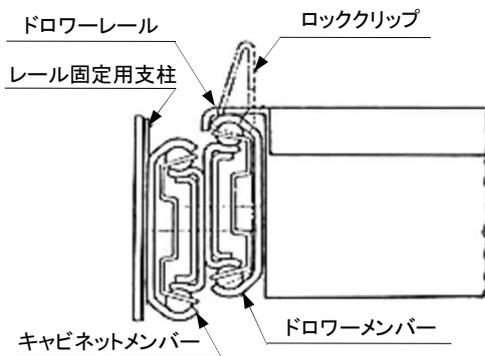


■レールの取り外し方

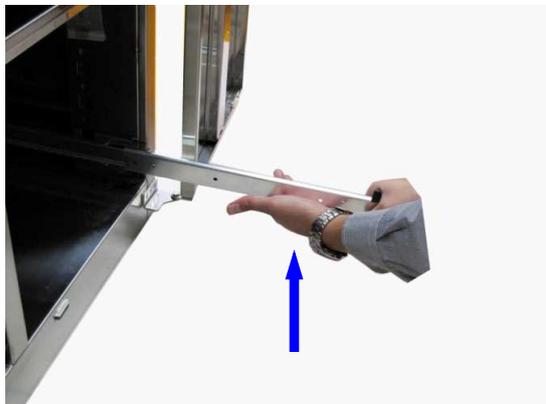

- レールを取り外す場合は、下記の手順に従って操作して下さい。
- ① 本体に固定されているレールを引出して下さい。
- ② 伸びたレールの先端部を片方の手で押さえ、もう片方の掌で下から上へ軽く叩き上げます。

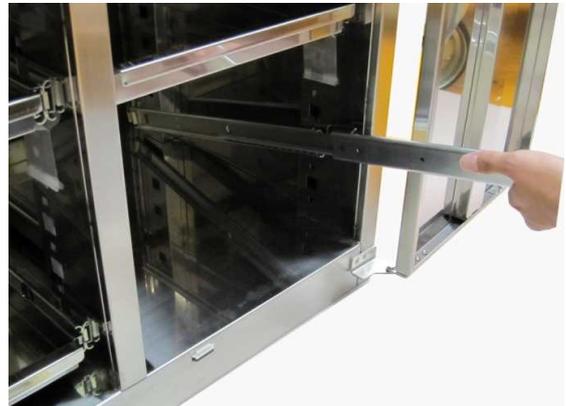

- ③ レール固定用支柱の手前側穴に嵌め込まれたレールの爪が外れます。レールを持ち上げて、奥側の爪も外してレールを取り除きます。
- レールを取り付ける場合は、逆の手順で操作を行って下さい。

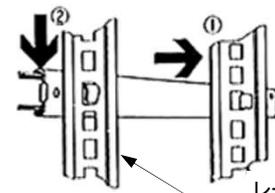

➡ の番号順にセットして下さい。

9. 仕 様

製品コード/セット型番		10-1301-18 ANX-500BU(セット)	
型 番		ANX-500B(下段)	ANX-500U(上段)
本 体	材 質・仕 上	SUS304 外面ヘアライン/内面#400研磨	
	外形寸法(mm)	W1295×D525×H1000	W1295×D525×H870
	室内寸法(mm)	(W350×D480×H900)×3	(W350×D480×H770)×3
扉	材 質・総 数	SUS304 (3枚扉/左開き1、右開き2)×2段=6枚	
	把 手・鍵	コの字型取手6個(亜鉛合金メッキ仕上)、鍵6個所(共通鍵)	
プレート	材 質・総 数	SUS304 9枚(取手一体型)	
	内寸法(mm)	W308×D418×H35 (コンテナ用受皿として)	
	定格耐荷重	MAX40kg/ペア(必ず40kg以下でご利用下さい)	
引出し	材 質・総 数	SUS304 3個	—
	内寸法(mm)	W306×D398×H105	—
レール	材質・耐荷重	アキュライドレール/スチール製 許容耐荷重40kg	
	総 数(組 数)	24本(12組)取付け済	18本(9組)取付け済
	取付ピッチ	50mm間隔(取外し可能)	
空気孔	設置個所	両側面100mm幅 1個所	
	寸 法(mm)	幅5×長丸40 10mmピッチ	
付 属 品		天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)	
質 量		約128kg	約120kg

本 体 加 工	天板・壁取付穴	本体天板2箇所取付ネジ穴			
	本体・床取付穴	本体左右側面に切り溝(外部用上下連結溝・金具なし) ※外から上下連結される場合は、お客様にて金具調達・取付けを行って下さい。			
	マグネット	扉が自然開放しないよう4箇所(上2、下2)取付			
付 属 品 1					壁用のネジ・ボルトは付属して おりません。 扉の鍵(共通番号)
	本体・床固定金具 2個	天板・壁固定金具 2個	天板側専用取付けネジ	0	
0					床底のレベル出しにご利用 下さい。(100×100mm) 積重ねたときの上段4 箇所を塞ぐもの ホールプラグ8個
	六角ボルトM6 スプリングワッシャ 平ワッシャ (六角ボルト+スプリングワッシャ+平ワッシャ)×4組			スペーサー 3枚	

※地震対策・転倒防止対策上、必ず本体を床にアンカーボルトで固定して下さい。(アンカーボルトは設置工事会社にご依頼下さい。)

※付属の連結金具や床・壁固定金具は大きな揺れに対する転倒防止を保証するものではありません。設置場所に適した安全をお考
いただき、専門据付業者にご相談のうえ補強金具の設置等お願い申し上げます。

※本製品は積重ね方式の薬品庫です。型番、寸法をご確認のうえ上下に積重ねて下さい。

積重ねた薬品庫は、下段の庫内から天板の穴にネジを差込み、上段底の補強枠のM6ナットにしっかりねじ込みます。(4箇所)

ネジの締め込みが緩いと揺れを生じる原因となりますのでご注意ください。(ボルトやワッシャ形状は予告なく変わることがあります。)

※スペーサーは、床と本体との隙間を埋めるために数枚ご用意しました。本体が水平になるように設置して下さい。