

取扱説明書

メディカルキャビネット AX型・AXS型



AXシリーズ



AXSシリーズ

株式会社テラオカ

〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2丁目16番5号

TEL:06-6386-0667 FAX:06-6330-6859

URL <http://www.teraoka-jp.com/>

1. メディカルキャビネットの特徴

この度は、メディカルキャビネットをお買い上げ頂き厚く御礼申し上げます。
メディカルキャビネットAXシリーズ、AXSシリーズは、一般的な保管庫として昔より多くのお客様にご利用いただき、使いやすさと開閉時の音の静かさなどで大変ご好評を得ております。

AX型は、上段(AX-2)が6.8mmワイヤー入りガラスの引違戸で、下段(AX-3)はステンレス製の引違戸になっており、積重ねて使用(AX-1)することで効率的な収納ができます。
上段がガラス引違戸のため、試薬瓶や器具など保管物の確認が容易にできます。
ワイヤー入りガラスのため、衝撃によるガラスの飛散を抑える効果があります。

AXS型は、上段(AXS-20)、下段(AXS-30)ともステンレス製引違戸で、積重ねて使用(AXS-10)することで、AX型と同じように汎用的な保管庫としてご利用いただけます。
外部から保管品の確認ができないので、安全性も高く試薬瓶や機器類の管理に適しています。


メディカルキャビネットは、一部を除いてステンレスSUS304製で、耐食性、耐薬品性、耐久性に優れています。
(※薬品によってはステンレスを侵し錆を発生させるものがあります。耐薬品性などお調べのうえご利用下さい)
お手入れをしていただければ、長くお使いいただくことができます。
また、棚板の増設、棚板間隔の工夫や取り外しで、多数の小型瓶の保管、大型瓶の収納やガロン瓶の管理ができます。

弊社では、試薬瓶専用のコンテナも取り扱っております。
100mL、250mL、500mL、1000mLの試薬瓶を、仕切り板の増減により専用コンテナとして使い分けができます。
付属品として「毒物・劇物シール」を添付しておりますが、その他のシールを作成することもできますのでお問合せ下さい。

2. 特にご注意していただきたいこと



- 1) 本製品の設置に際しては必ず付属の転倒防止金具をご利用下さい。
(アンカーボルトや壁用のネジ・ボルトはお客様にてご用意ください。)
- 2) 付属の金具は市販のものより肉厚で強度がありますが、転倒防止用であって大きな地震に備えての耐震用金具ではありません。必要に応じて本体に補強部品を取付けたり、耐震用粘着マットなどをご利用下さい。
- 3) 棚受け金具は棚柱の角穴にしっかり取付けて下さい。
不十分な取付け方をされますと、本体の揺れなどで棚が落下するおそれがあります。
- 4) 本製品を傾斜や凹凸のある床面に設置しないで下さい。本体が歪むと扉の開閉に影響し、コンテナや試薬瓶の取出しに支障の恐れがあります。
水平な面に据付けしアンカーボルトで固定して下さい。アンカーボルトや天板の壁留め工事は設置会社へご依頼下さい。(費用はお客様ご負担となります。)
- 5) ステンレスは耐食性があり様々な用途で使用されていますが、設置される場所や薬品などにより錆が発生することがあります。薬品が付着した場合は洗浄していただくか、除去を行って下さい。
特に腐食性の強い薬品の取扱いにはご注意下さい。
周囲に錆が発生しているものがあると、もらい錆で腐食することがあります。
塩素系の薬品など吹きかけた場合、腐食し錆が発生しますので使用しないで下さい。

3. 棚板の取付け方

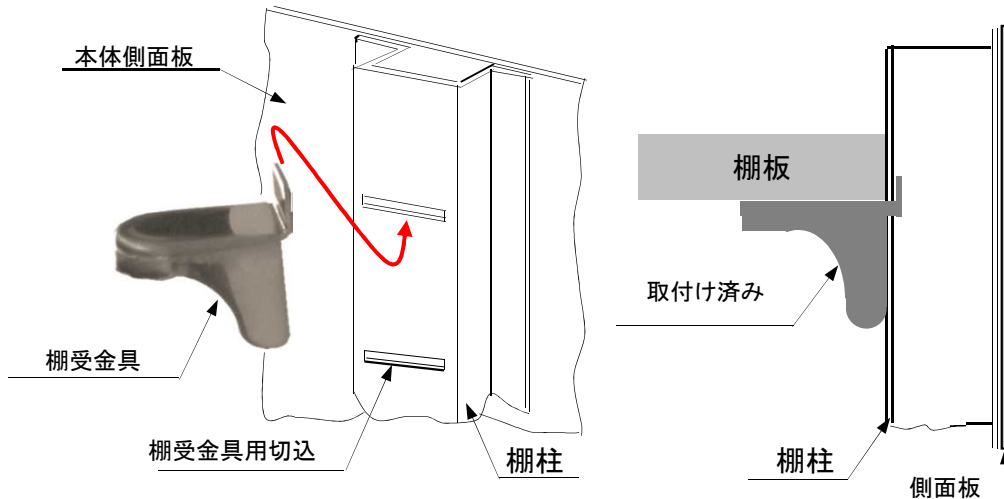


棚受金具の形状を確認し、上記図のように嵌め込んで下さい。
4箇所ある棚柱の棚受け金具の装着位置の高さが違うと、水平に棚板を置くことができません。
位置確認をしながら正しく取り付けて下さい。

4. 引違戸の取り外し、嵌め込み方

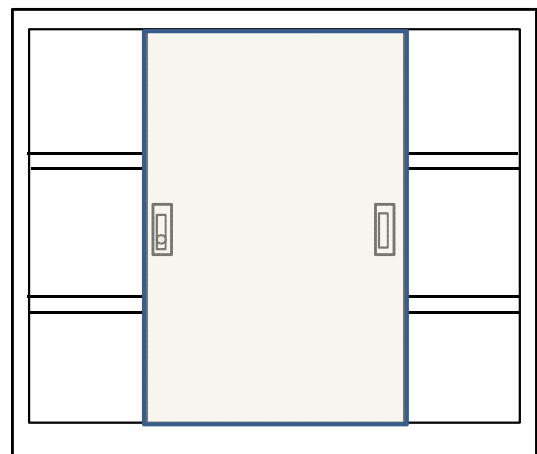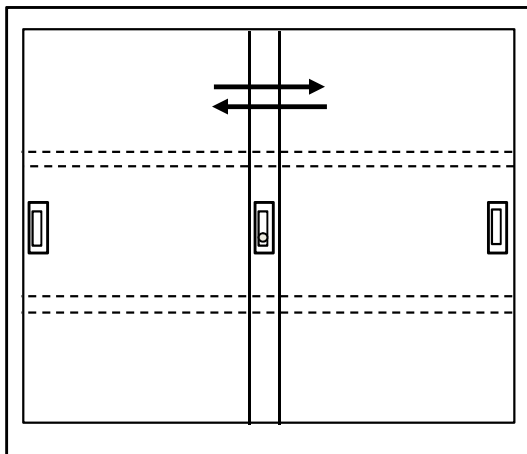


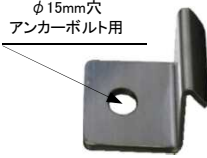


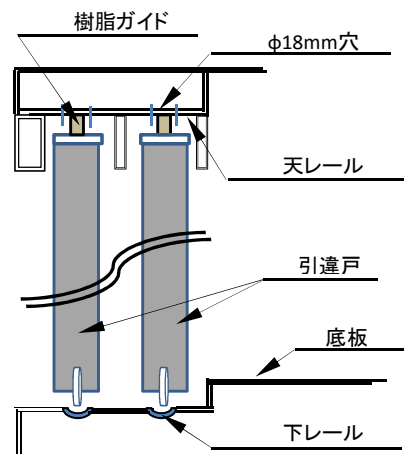
納入されたAX型またはAXS型は、最初から戸が嵌め込まれた状態になっています。
この戸を取り外す場合は、左右の戸を中央に寄せます。
戸の天板部に水平輪がありその中央に樹脂ガイドが取り付けられています。
(1枚の戸に2箇所、合計4箇所あります。)
天レールの片側にφ18mmの穴が2箇所、合計4箇所あります。この穴に樹脂ガイドを合わせて、両手で戸を持ち上げると抜くことができます。手前の戸から順に抜いてください。
※構造は右記イメージ図と異なることがあります。



■引違戸とレールのイメージ図

5. 仕 様

製品コード		10-1305-11	10-1305-12	10-1305-21	10-1305-22
型 番		AX-2	AX-3	AXS-20	AXS-30
設置区分		上段専用	下段専用	上段専用	下段専用
上下セット型番		AX-1(上下セット)		AXS-10(上下セット)	
外形寸法(W×D×Hmm)		910×500×900	910×500×900	910×500×900	910×500×900
材 質・仕 上		ステンレスSUS304 外面:ヘアライン、内面:#400研磨			
扉	材 質	6.8mmワイヤー入ガラス 窓枠:SUS304	ステンレスSUS304	ステンレスSUS304	ステンレスSUS304
	埋込把手	船形引き手(SUS304)		船形引き手(SUS304)	
	鍵	鍵穴1・メッキ仕上	鍵穴1・メッキ仕上	鍵穴1・メッキ仕上	鍵穴1・メッキ仕上
	開閉方式	引違戸		引違戸	
棚板	材 質	ステンレスSUS304		ステンレスSUS304	
	寸法(W×D×Hmm)	903×415×20		903×415×20	
	付属枚数	2枚	2枚	2枚	2枚
	付属棚受金具	8個(棚2枚分)	8個(棚2枚分)	8個(棚2枚分)	8個(棚2枚分)
	耐 荷 重	30kg/1枚	30kg/1枚	30kg/1枚	30kg/1枚
棚柱	材 質・本 数	ステンレスSUS304 側面に2箇所×2面			
	取付方法	本体内部側面に取付済・溶接仕上		本体内部側面に取付済・溶接仕上	
	棚受金具取付ピッチ	25mm間隔×30ヶ所		25mm間隔×30ヶ所	
その他加工	天板金具取付穴	M4×2 2か所	—	M4×2 2か所	—
	側面上下連結	51×3mm各1か所	M4×2 各1か所	51×3mm各1か所	M4×2 各1か所
	側面床金具穴	—	51×3mm各1か所	—	51×3mm各1か所
	前面床金具穴	—	51×3mm 2か所	—	51×3mm 2か所
付属品					
	引違戸キー	棚受金具	天板固定金具と	床固定金具	上下連結金具 (金具・ネジ形状は写真と異なることがあります)

※安全のため転倒防止金具を取付けて下さい。本体と床面はアンカーボルトで固定して下さい。

アンカーボルトはお客様でご用意願います。

※付属の転倒防止用金具は、地震など大きな揺れに対応するものではありません。必要に応じて補強金具を取付けて下さい。

※本体天板と壁の固定金具は、本体用ネジのみ付属し、壁側ネジは含まれておりません。

※上下連結金具は、側面に各1か所設けてあります。

※床が水平でなく、設置後本体がぐらつくようでしたら底にスペーサーなど入れて調整して下さい。

※キー形状が写真と異なることがあります。

