


ステンレス製薬品庫SG・SM型



■ 寸法図

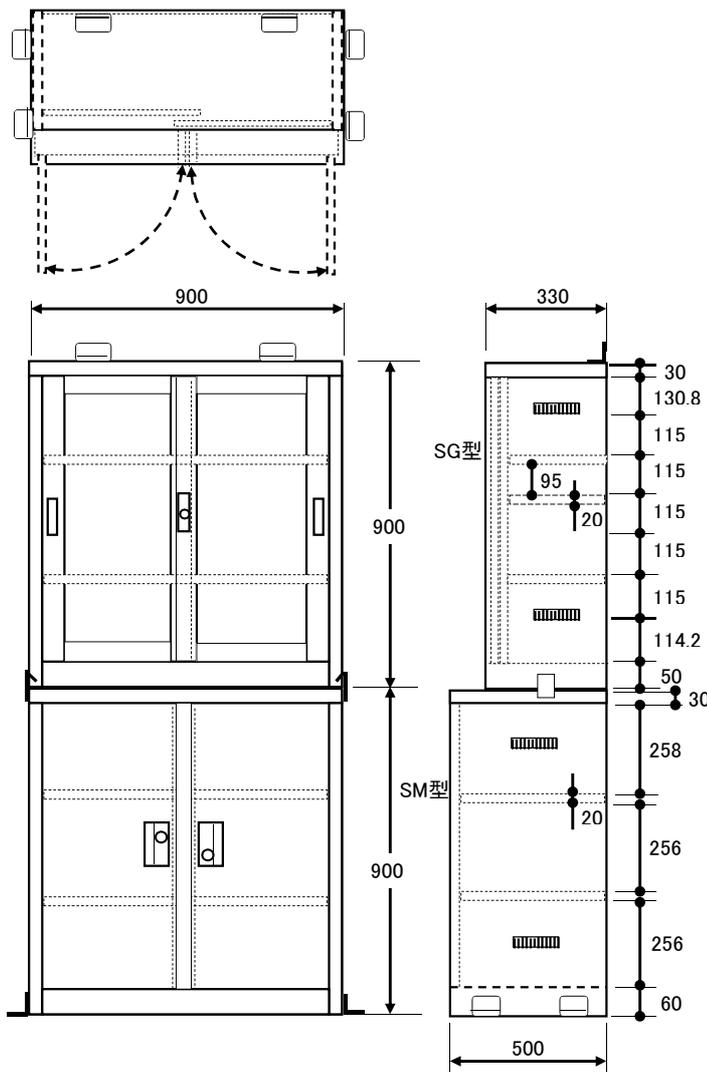

■ 取扱説明書

SM型

① 製品到着後、開梱し扉に貼ってある部品明細を確認して下さい。
※以下SM型の説明ですが、SG型も同様です。

② 扉の取手ノブを手で引き扉を開けます。
鍵・ネジ・転倒防止金具・棚受金具を袋から取出します。
テープで留めてあります。

③ 棚を留めているテープを外し、棚を斜めにしながら本体から取り出します。
※本体と棚の養生シートを取り除いて下さい。
SG型の棚板は前、後ろ方向があります。

④ 棚を取り外すと、側面に棚柱があります。棚1枚に4個の棚受け金具を用意します。
[※SG型の金具も同様]

■ 棚柱と棚受け金具の形状

⑤ 棚柱の角穴に棚受け金具を取り付けます。同じ高さに取り付けられた棚受け金具の上に棚板を置きます。
※ステンレス色では見にくいので、養生シートを取付けて写真説明しております。

⑥ 棚の取り付けが終われば、試薬瓶等を収納し、鍵で扉をします。SM型はステンレス扉の取手に鍵穴があります。

※SG型はワイヤー入り窓付き引違い戸です。ガラスが破損しないよう取扱いに注意して下さい。ステンレス戸枠に鍵穴と取手を取付けてあります。

※写真は左側に戸を引寄せて説明しております。

製品コード	10-1305-50	10-1305-51	
型番	SM型(下段専用)	SG型(上段専用)	
本体	材質	ステンレスSUS304 外面:ヘアライン 内面:研磨	ステンレスSUS304 外面:ヘアライン 内面:研磨
	外形寸法(mm)	W900×D500×H900	W900×D330×H900
	室内寸法(mm)	(W420×D474×H810)×2室	(W860×D260×H820)×1室
	入口寸法(mm)	(W402×D800/1室)×2室	(W850×H820)×1室
通気孔	(上下各1ヶ所)×両側面	(上下各1ヶ所)×両側面	
扉	材質	SUS304(蝶番・取手部除く) スライド蝶番採用	枠:SUS304(鍵部・取手除く) 窓/ワイヤー入りガラス
	種類/取手	片開扉(合金埋込み取手付)	引違戸(合金埋込み取手付)
	扉	(鍵1ヶ所/扉)×2 共通鍵	1ヶ所
棚	材質/付属数	ステンレスSUS304 4枚	ステンレスSUS304 2枚
	取付け間隔	各室2枚/256mm	2枚 穴ピッチ115/有効95mm
転倒防止金具	室内取付済み棚柱と棚受け金具の組合せ		
重量	(床用金具側面2箇所)×2		天板・壁用金具2箇所
	(SM+SGセット販売時)上下連結金具側面1箇所×2		
重量	約43kg	約38kg	


この度は、ステンレス製薬品庫SM型・SG型をお買い上げ頂き厚く御礼申し上げます。
ステンレス製薬品庫SM型、SG型は、単独または積重ねて使用することができるため、多くの企業や教育の場でご利用いただいております。

本製品には、転倒防止用の金具がついております。安全のため必ず取付けて下さい。(床や壁側のビス・ボルト類は付属していません。)
※転倒防止金具は大きな地震を想定した耐震金具ではありません。


ステンレスは一般に耐食性、耐薬品性があり錆にくいといわれていますが、設置場所や薬品などにより錆が発生することがあります。
薬品が付着した場合は、洗浄や除去を行って下さい。ステンレスを侵す腐食性の強い薬品の保管は避けて下さい。また錆びの発生している物品の傍に設置したり、屋外や湿気の多い所では使用しないで下さい。

■ステンレス薬品庫SGM型 上下段庫内連結と連結金具について

上下段庫内連結方式は、下段側のSM型の上にSG型を積み重ね、上下段のネジ穴が重なるように位置合わせをします。付属のビスをSM型の穴からネジ込むことによって庫内連結が完了します。従来の外側からの上下連結と比べ、作業も簡単で、短時間で済みます。また、並列配置した場合に、外側からの連結金具方式は隙間なく横並びすることができないという問題をクリアしました。

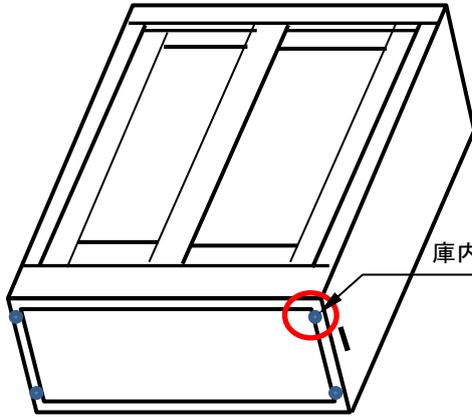


上段のSG型底部に4箇所
のネジ穴を設けてあります。

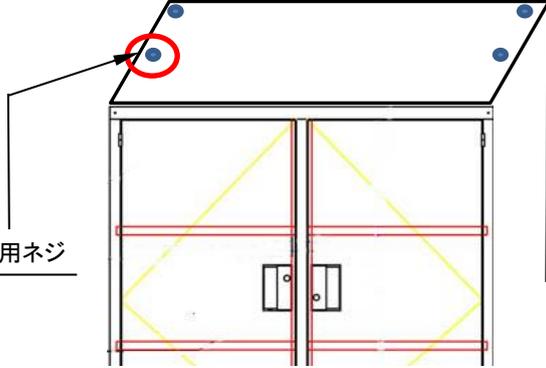

下段のSM型天板部分に4箇所
のネジ穴を設けてあります。


庫内連結用ネジ

天板・壁固定金具

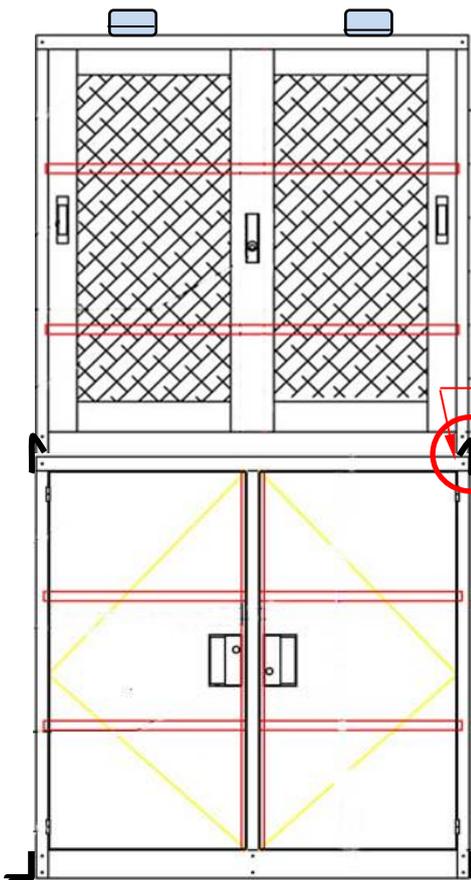


◆庫内上下連結する場合

- ①SM型の上にSG型を積重ね、SM型とSG型の穴位置が重なるようSM型庫内より覗いて調整、確認します。
- ②付属の4本のビスを下段のSM型の連結穴に挿入し、ドライバーでネジ込みます。

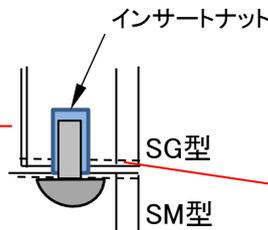

上下連結金具

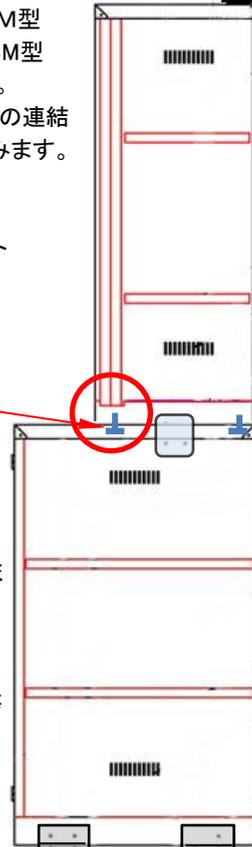

SG型

SM型

◆連結金具を使用する場合


- ①配置が決まりましたら、①SM型を床固定金具で本体と床を固定します。
- ②上下連結金具でネジ留めする場合は、一度に片方を締め付けず、何回かにわけて両側面を均等に手締めしてください。
- ③最後に上段のSG型天板と壁を固定します。

本体・床固定金具

◆庫内連結と連結金具について

SGM型を複数台横並びに配置するときは、両端の薬品庫以外は庫内上下連結方式にすると隙間なく並べることができます。但し、両端以外の薬品庫は天板・壁固定金具を必ず使用して下さい。また横との連結がありませんので、お客さまにて別途補強金具を取付けて下さい。

※両端の薬品庫は、必ず床と本体、天板と壁、上下連結金具をご使用下さい。

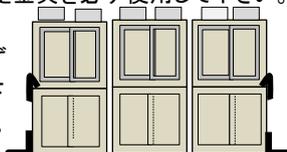

※連結金具、庫内連結は地震などの強い揺れに対する転倒防止を保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準などに基づいて、必要に応じて補強金具やボルトを取付けて下さるようお願いいたします。



SG型(上段)

SM型(下段)

SGM型
(上下セット)

薬品庫として最もポピュラーに利用されている種類です。

上段はワイヤー入り透明ガラスを使用。

下段は2庫に分かれているため使用目的に応じた保管が出来ます。

下段扉はオープン型ですから、保管物の出し入れが容易です。

扉が必要でなければ取り外しておくこともできます。

写真の専用コンテナ(別売)を使い、仕切板の枚数を変えると、試薬瓶容量と数量に応じた管理ができます。



壁固定金具
(上段SG用)



床固定金具
(下段SM用)



上下連結金具
(上下段SGM用)

12505

型番	SM型(下段用)	SG型(上段用)
本体	材質	ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ
	外形寸法	W900 × D500 × H900mm
	庫内寸法	W420 × D474 × H810mm × 2庫 (棚板含まず)
	(入り口寸法)	(W401.5 × H800mm/1庫当たり・棚板含まず)
	通機構	側面上下各1ヶ所 × 2(合計4ヶ所)
扉	材質	ステンレスSUS304 (但し把手及び扉ヒンジを除く)
	形状・付属品	片開き扉2枚・把手2ヶ・鍵2ヶ所(共通)
棚板	材質・付属枚数	ステンレスSUS304・2枚/庫 × 2 (合計4枚:棚間隔256mm固定)
	転倒防止器具 (上下セット販売)	床固定用金具/側面2ヶ所 × 2(4個)
製品コード	10-1305-50	10-1305-51