

ハセツパーアルファ水

【塩素濃度】200ppm

【内容量】段ボール入りキュービテナー 10l/20l

次亜塩素酸ナトリウムを希塩酸でPH調整を施した、
微酸性次亜塩素酸溶液です。

商品名:ハセツパーアルファ水

内容量:10l、20l 液性:微酸性(PH5.8~6.5)

主成分:次亜塩素酸(HClO)

原料:次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸

塩素濃度:200ppm(製造時)

使用期限:次亜塩素酸は徐々に分解され、当社試験の結果
3ヶ月後に160ppmまで低下します。それまでに使
い切ってください。(外箱に有効期限記載)

* 安全性、その他取り扱いについて下記サイトで公開しています。

<http://www.aqua-techno.com/alpha01>

使用上のご注意

- 1.外箱に記載の用途と濃度を守ってお使いください。希釈する
場合の液と水の割合も記載しています。
- 2.トイレ用洗剤、塩酸、酢などの酸性物質との混合または併用
は、絶対にしないでください。
- 3.絶対に飲用しないでください。
- 4.金属製(鉄、アルミ、銅、ブリキ)の容器は腐食する可能性が
ありますので、ご使用を避けてください。
- 5.若干の塩素臭がする場合があります。
- 6.あらかじめ対象物の汚れを落としてからご使用ください。
- 7.高温や直射日光を避け、お子様の手の届かない冷暗所で
保管してください。
- 8.応急措置
 - ・目に入った場合:清浄な水で洗い流しながら洗浄した後、
刺激が残る場合は眼科医の手当を受ける
 - ・皮膚についた場合:水またはぬるま湯を流しながら洗浄する。
石鹸を使って良く洗い落とす
 - ・吸入した場合:新鮮な空気場所に速やかに移動させる
 - ・飲み込んだ場合:水でよく口の中を洗浄する。