


# L-KIT608/609/610/680

## 実体顕微鏡 (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。

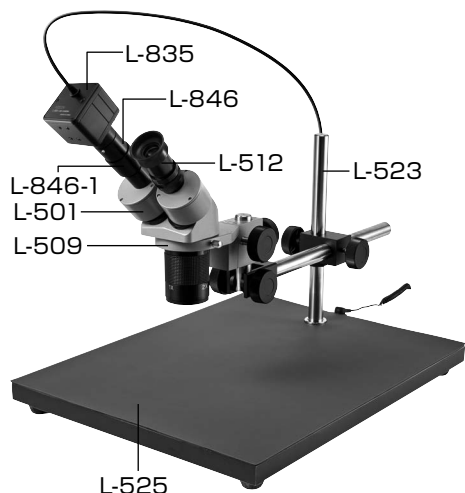

### 【各種照明】



L-711



L-711-1



L-703



L-703-1



L-718

### 【明細表】

#### L-KIT608

L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-1	顕微鏡アダプター
L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

#### L-KIT609

L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-1	顕微鏡アダプター
L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT610

L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-1	顕微鏡アダプター
L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※

※L-703 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT680



L-835	USBカメラ
L-846	レンズ
L-846-1	顕微鏡アダプター
L-501	標準鏡筒
L-512	接眼レンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-718	LEDライト

## 組み立て方法

### 1 ベースの組み立て

右図のようにベースを  
組み立てます。

導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。

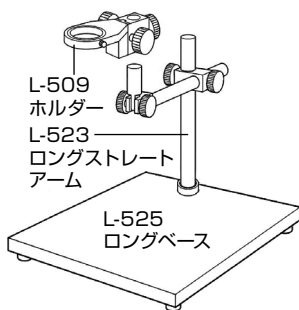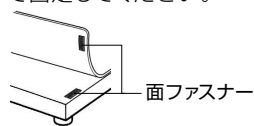

### 2 顕微鏡の準備

接眼レンズを  
標準鏡筒に差  
し込み、標準鏡  
筒をホルダー  
にセットします。



### 3 照明の取り付け

照明をレンズ等  
に取り付けます。  
照明の取り付け  
方法は、付属の  
取扱説明書をご  
参照ください。

### 顕微鏡にカメラを取り付ける場合

### 4 カメラと顕微鏡アダプターの接続

レンズと顕微鏡アダプターを  
用意します。  
顕微鏡アダプターに  
レンズを取り付けます。



カメラ、レンズのキャ  
ップを外し、ねじ込  
んで接続します。

L-835 USBカメラ L-846 レンズ L-846-1 顕微鏡アダプター

### 5 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを  
取り外し、4を挿入します。

詳しくはそれぞれの取扱説明書  
をご参照ください。



### 技術的なお問い合わせ

#### ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツ  
リストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024