

# L-KIT732/733/734/735

## マイクロ스코ープ (モニター付)

本セットには、右記の製品が入っています。  
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。  
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの  
取扱説明書をご参照ください。



### 【明細表】

#### L-KIT732

L-860	モニター付カメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース

#### L-KIT733

L-860	モニター付カメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT734

L-860	モニター付カメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-703	LEDライト
L-703-1	クランプセット※

※L-703 LEDライトに同梱されています。

#### L-KIT735

L-860	モニター付カメラ
L-876	ズームレンズ
L-509	ホルダー
L-523	ロングストレートアーム
L-525	ロングベース
L-718	LEDライト

### 【各種照明】



L-711



L-711-1



L-703



L-703-1




L-718

## 組み立て方法

### 1 ベースの組み立て

右図のようにベースを  
組み立てます。

導電性カラーマットを  
使用する場合は、先に  
マットを面ファスナー  
で固定してください。

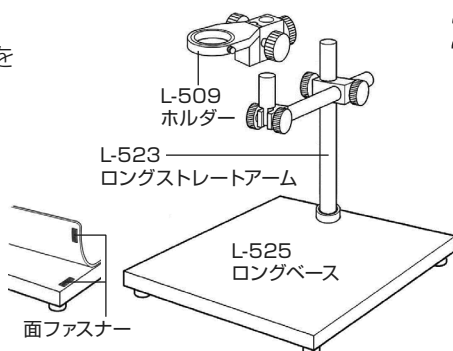

### 2 モニター付カメラの設置

モニター付カメラの保護キャップを外し、  
ホルダーにセットします。

### 3 モニター付カメラとズームレンズの接続

ズームレンズの保護キャップを外します。  
ホルダーにセットしたモニター付カメラに  
ズームレンズをねじ込んで接続します。

### 4 照明の取り付け

照明をレンズ等に取り付けます。  
照明の取り付け方法は、付属の  
取扱説明書をご参照ください。

### 技術的なお問い合わせ

#### ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hazan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツ  
リストをご覧ください。  
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024