

L-KIT760/761/762/764

実体顕微鏡 (PC用)

本セットには、右記の製品が入っています。
入組品をご確認のうえ、ご使用ください。
各製品のご使用方法や詳細は、それぞれの
取扱説明書をご参照ください。

【明細表】

L-KIT760

L-836	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ

L-KIT762

L-836	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-703	LEDライト


L-KIT761

L-836	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-711	LEDライト
L-711-1	拡散フィルター※

※L-711 LEDライトに同梱されています。

L-KIT764

L-836	USBカメラ
L-845	顕微鏡アダプター
L-51	実体顕微鏡
L-57-0.5	コンバージョンレンズ
L-715	LEDライト

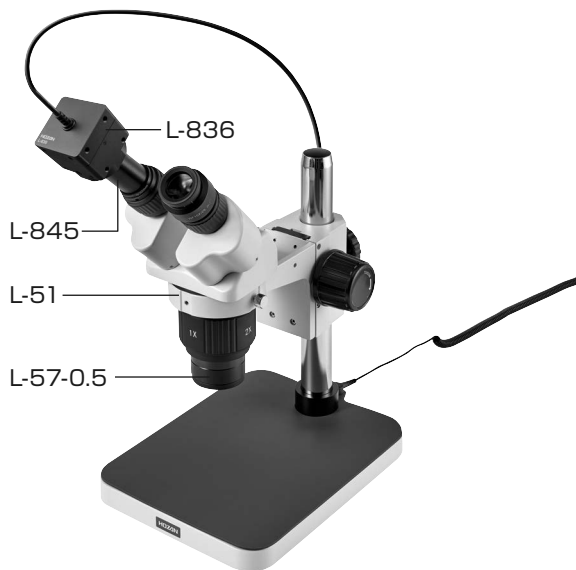

【各種照明】



L-711



L-711-1



L-703



L-715

組み立て方法

1 顕微鏡の組み立て

実体顕微鏡を組み立てます。
L-51の取扱説明書をご参照
ください。

L-51
実体顕微鏡

コンバージョンレンズについて
コンバージョンレンズを装着すると、
広範囲を観察できます。詳細はL-51
の取扱説明書をご参照ください。

2 照明の取り付け


照明をレンズ等に取り付けます。
照明の取り付け方法は、付属の
取扱説明書をご参照ください。

顕微鏡にカメラを取り付ける場合

3 カメラと顕微鏡アダプターの接続

顕微鏡アダプターを用意します。
アダプター本体 (左) と、変換用
リング (中央、右) が入っています。
変換用リング30mmφをアダプ
ター本体に取り付けます。
30.5mmφのリングは使用しま
せん。

カメラ、顕微鏡アダプターの保護
キャップを外し、ねじ込んで接続します。

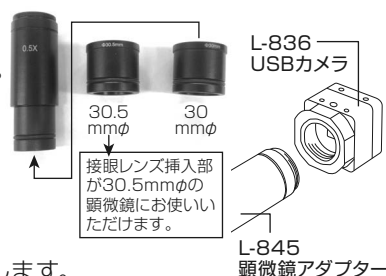

4 顕微鏡とカメラの接続

顕微鏡の片方の接眼レンズを取り外し、
カメラを取り付けた顕微鏡アダプターを
挿入します。



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツ
リストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。

ホーサン 通信販売 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024