

ご使用前に必ずお読みください

## 生体用ゴム電極 Sotto ブレイン 製品説明書

### 1. 使用上の注意

- 人体・動物の眼・粘膜への接触および、傷口への長時間接触は避けて下さい。
- 人体・動物用の医療用具用途には使用しないで下さい。
- 湿疹、アレルギー、喘息をお持ちの方は、皮膚の炎症やアレルギーが引き起こされる可能性が高くなります。接触部の肌に赤みや炎症が見られる場合は速やかに使用を中止して下さい。
- 装置・機器の故障および作動不良が、直接または間接を問わず、生命、身体、財産などへの重大な損害を及ぼすことが通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される機器には使用しないで下さい。
- 製品をスナップボタン(金属端子部)から取り外す際、無理な応力をかけると製品が破損する恐れがあります。
- 製品を頭皮に対して必要以上に押付けた場合、導電率の低下や、製品が破損する恐れがありますので、取扱いには充分ご注意下さい。
- 冬場や乾燥肌の方など、接触インピーダンスが十分に下がらない場合は、低濃度のエタノールや生理食塩水等で電極、及び頭皮を少し湿らせた状態でご使用下さい。
- 安定した製品特性を維持するため、製品の信号測定面(部)、金属端子部は使用の都度、エタノールを含ませた布等で、導通の妨げとなる皮脂等の汚れを取り除いて下さい。

### 2. 保管条件

- 直射日光高温を避け冷暗所にて、製品に力が加わらないような状態で保管して下さい。

### 3. 製品保証

- 正常に保管された購入後1年以内の未使用製品に明らかな欠陥があった場合は、代品と交換させていただきます。

### 4. 注意事項

- 現時点で製品は暫定工程品です。当社都合で販売を中止することがあります。
- シリコンゴム材料には銀系のフィラーを含みますので、金属アレルギーをお持ちの方はご注意下さい。
- 製品を強く擦ると色移りすることがあります。
- 食品や食器用途ではありません。口に入れたり飲み込んだりしないで下さい。
- 製品を廃棄する場合には、国および各自治体の法令に従って廃棄して下さい。
- WEB 画面やカタログのデータは、規格値および保証値ではありません。また、内容は改良のため、断りなく変更する事があります。
- 本製品説明書記載内容を転載する時は事前に当社の承認を必要とします。
- 海外への転売は禁止です。

### 5. 免責事項

- 当製品のご使用により生じた事故および損害について当社は一切の責任を負わないものとし、賠償の義務も負わないものとしします。
- 使用者が当製品のご使用により、第三者に対して損害を与えた場合も当社は一切の責任を負わないものとし、賠償の義務も負わないものとしします。
- 本製品のご使用においてはいかなる特許に対しても抵触しないことを保証するものではありません。

販売元：関西NOK販売株式会社

営業部 営業1課

〒564-0052

大阪府吹田市広芝町10番8号

江坂董友ビル8階

TEL: 06-7632-6601 FAX: 06-7632-6605

製造元：NOK株式会社

〒105-8585

東京都港区芝大門1丁目12番15号