

# 細口丸型ボトル (PC)

2205・DS2205

優れた耐衝撃性



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 2 L / 2.5 L サイズは、浮遊細胞の攪拌培養にも使用可能
- 4 L / 8 L サイズは、肩にタグ用のループ付

【材質】 本体：PC / キャップ：PP

カタログ No.	容量 (L) (肩口まで)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2205-0016PK	0.5	38-430	27	180	82	4	
2205-0032PK	1	38-430	27	221	99	4	
DS2205-0210	2	38-430	25	249	121	1	
DS2205-0250	2.5	38-430	25	295	121	1	
DS2205-0010	4	38-430	25	333	152	1	
DS2205-0020	8	53B	37	409	193	1	

# 活栓付丸型クリアボーイ (PC)

2317

優れた耐衝撃性と一体成型の活栓取り付け口とハンドル | 1 ガロン / 5 L 単位の目盛り付



USP Class VI

液漏れ防止構造

細胞無毒性

オートクレーブ可

未滅菌

- 内径 6.3~8.0 mm のチューブが適合するアダプター付
- アダプターを外すと内径 16 mm のチューブが適合
- 活栓キャップ (カタログ No.6423-0010PK) 付 (P.387 参照)

【材質】 本体：PC / キャップ・活栓：PP

ガスケット：TPE / アダプター：HDPE

カタログ No.	容量 (L) (肩口まで)	キャップタイプ	口内径 (mm)	キャップ付高さ (mm)	本体外径 (mm)	包装 (1包)	価格
2317-0020PK	10	83B	66	394	253	1	
2317-0050PK	20	83B	66	536	290	1	

アダプターはオートクレーブ不可

## 注意

オートクレーブの際は必ず内部を空にし、キャップを完全に取り外して行ってください。  
内容物ごとオートクレーブにかける際はカタログ No.6423-0010PK 活栓キャップをご使用ください。  
Nalgene 製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。  
ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱い早い段階で強度などが低下します。  
繰り返しご使用される際はご注意ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。  
アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。